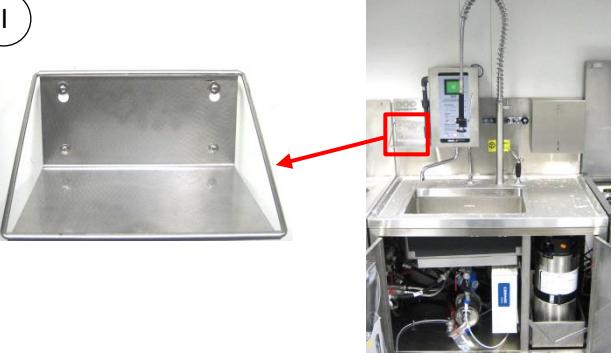
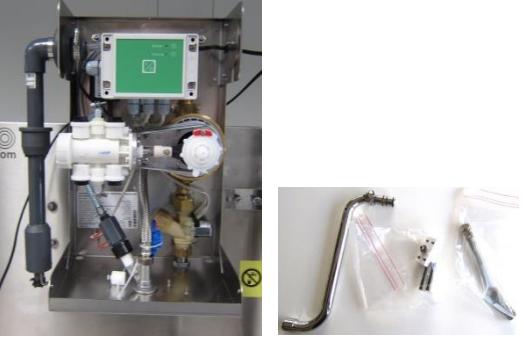
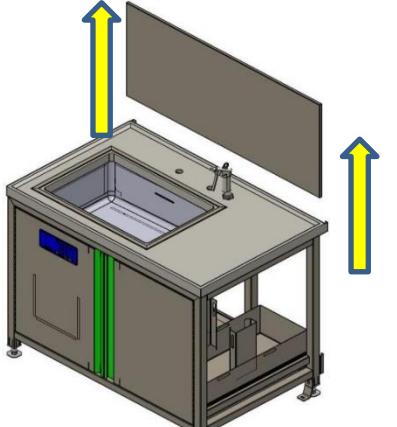
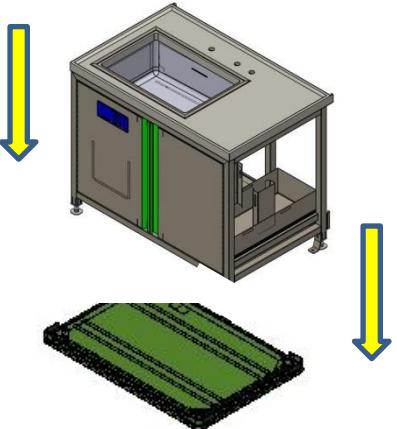
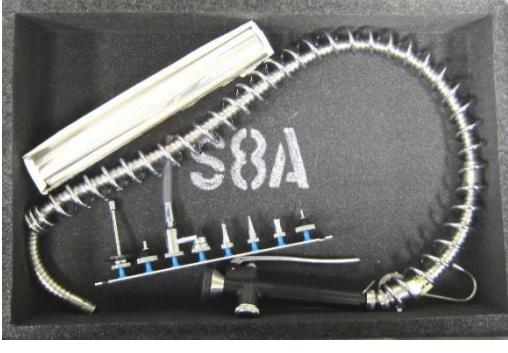
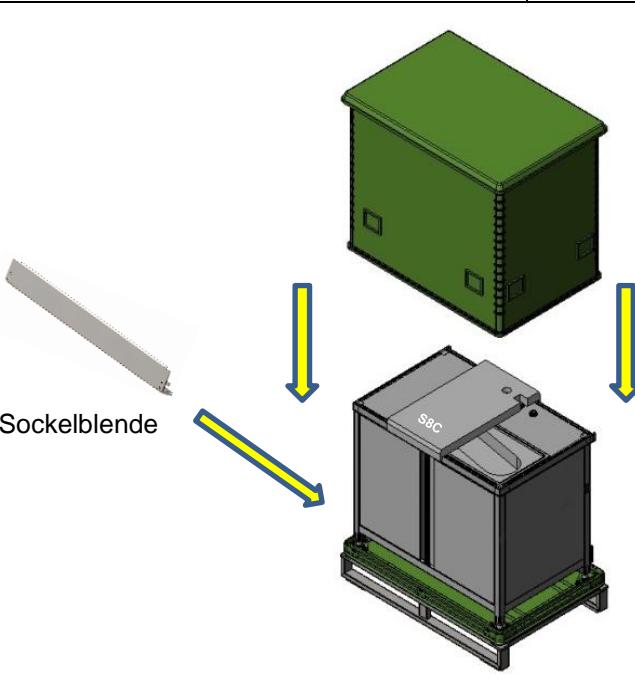


<p>I</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nehmen Sie die Konsole ab.</li> <li>• Verpacken Sie sie mit dem Dosiergerät in den Schrank G.</li> </ul>	<p>II</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lösen Sie die beiden Schrauben (rote Pfeile).</li> <li>• Nehmen Sie den Deckel des Dosiergeräts ab.</li> </ul>
<p>III</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lösen Sie 4 Schrauben an der Rückwand.</li> <li>• Nehmen Sie das Dosiergerät ab.</li> <li>• Demontieren Sie den Schwenkauslauf, 2 Magnete und den Gewebeschlauch.</li> </ul>	<p>IV</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verpacken Sie das Dosiergerät samt Schwenkauslauf und Gewebeschlauch in den Schaumstoff G7 von Schrank G.</li> </ul>
<p>V</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nehmen Sie die Aufsätze Pistole, Wasser/ Luft ab. (Art. Nr. 609622)</li> </ul>	<p>VI</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demontieren Sie die Spülbrause für VE-Wasser (Art.-Nr. 609879).</li> </ul>
<p>VII</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Packen Sie folgende Teile in den Einschub: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebsanleitung Spülschrank (Art. Nr. 609633)</li> <li>- Folientestrahmen FT 37 (Art. Nr. 609002)</li> <li>- Einhängekorb K 29 EM (Art. Nr. 609005)</li> <li>- Korbträger KT 57 (Art. Nr. 609004)</li> <li>- Deckel D 57 (Art. Nr. 609006)</li> </ul> </li> <li>• Verriegeln Sie den Einschub.</li> <li>• Schließen Sie die Türen des Spülschranks.</li> </ul>	<p>VII</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nehmen Sie die Rückwand ab. Stecken Sie diese an der Rückseite des Spülschranks unten ein.</li> </ul>

<p>(VIII)</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>Prüfen Sie die Höheneinstellung der Füße 900 mm bis Oberkante Spültisch, ggf. so einstellen.</li><li>Stellen Sie den Spülschrank auf den Boden Haubenbehälter (Position „vorne“ beachten).</li></ul>	<p>(IX)</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>Verriegeln Sie die vier Füße.</li></ul>
<p>(X)</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>Legen Sie den Schaumstoff S8A (Art. Nr. 609986-S8A in das Spülbecken.</li><li>Packen Sie die Feder der Spülbrause), die Testfolie (Art Nr. 603701) und die Aufsätze Pistole, Wasser/Luft (Art Nr. 609622) in den Schaumstoff.</li></ul>	<p>(XI)</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>Legen Sie den Schaumstoffeinsatz S8B (609987-S8B) darüber in das Spülbecken.</li><li>Packen Sie das Rohr der VE-Wasserbrause und die Edelstahl-Reinigungspistole (Art.-Nr. 60962) in die dafür vorgesehenen Aussparungen.</li></ul>
<p>(XII)</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>Packen Sie die Sockelblende in die Schutzfolie.</li><li>Schieben Sie die Sockelblende unter den Spülschrank.</li><li>Legen Sie die laminierte Inhaltsliste, die laminierte Packanleitung und den Schaumstoff S8C auf den Spülschrank.</li><li>Schließen Sie den Haubenbehälter.</li></ul>	