



Erläuterungen

Spalte	Inhalt
Abb.	Abbildungsnummer oder Nummernbereich für die Darstellung der Material-Nummer der aktivierten Zeile in der Funktionsgruppenzeichnung.
Mat.Nr.	Die Material-Nummer des Ersatzteils.
SL	Schlüsselfeld mit Zusatzinformationen für die Position. Hier können folgende Zeichen auftreten: - Z Zu dem Ersatzteil wird das in der nächsten Position aufgeführte Ersatzteil zusätzlich benötigt. - N Es handelt sich um ein Serienteil. Wahlweise ist der Einbau eines Sonderteils möglich. - W Dieses Sonderteil kann wahlweise statt einem Serienteil eingesetzt werden. - A Zu der Position ist die nachfolgende Anmerkung zu beachten.
FT	Eintrag "***" möglich, dann kann die Material-Nummer durch die Material-Nummer in der nachfolgenden Position ersetzt werden.
Mge.	In dieser Spalte ist die Anzahl angegeben, wie oft ein Material an dieser Position im Gerät eingebaut ist.
ME	Der Eintrag gibt in der Spalte die Mengeneinheit an.
HZ	Die „Heizart“ wird angegeben. Folgende Einträge sind möglich: - EL Elektro - AG Gas - HD Hochdruckdampf - ND Niederdruckdampf
Benennung	Diese Spalte enthält die Benennungen der Material-Nummern bei Materialpositionen oder Informationstexte. Ist die Benennung einmal eingerückt, so ist dieses Material Bestandteil einer Baugruppe, aber auch einzeln zu beziehen. Befestigungs- und Erdungspositionen sind zweimal eingerückt.



Inhalt

Funktionsgruppenübersicht

011 Spülraum

012 Rahmen

013 Gehäuse

015 Gehäuse MAV / 2-1 , MAV 25/26

020 TUER,VERSCHLUSS

022 TUER,SICHTSCHEIBE

031 SPRUEHSYSTEM,SIEB

032 HEIZUNG-ELEKTRO,BOILER

033 HEIZUNG-DAMPF,BOILER

040 Wassereinlauf

051 UMWAEELZPUMPE,WASSERFUEHRUNG

052 ABLAUFVENTIL,WASSERABLAUF

053 PUMPE,WASSERABLAUF

060 Dampf-Kondensator

071 ELEKTRONIK,DRUCKER,SCHALTERBLENDE

081 STROMZUFUHR

082 Steuerkasten

090 DOSIERPUMPEN,OXIVARIO



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

091 Dosierpumpe

092 Trocknungsaggregat Luftführung

093 TROCKNUNGSAGGREGAT,ELEKTRO,GEBLAESE

100 EINSATZ E701,-4,/1,E702,/1,E703,/1,A7/1

102 EINSATZ E705,E705/1,/2

107 EINSATZ E710,E710/1,/2

108 EINSATZ E711,/1

109 EINSATZ E713,/1

111 EINSATZ E715, E715/1,/2

129 EINSATZ E729,/1

131 EINSATZ E735,E735-3,/1,E492,A7

137 EINSATZ E741,/1,/2,MODUL E743,E744

138 MODUL E742

139 MODUL E745,E746,E747,A5

143 MODUL E751,E752

145 MODUL E755

147 EINSATZ E757,E757/1

170 EINSATZ E774,E774/1

175 EINSATZ E775,E775-2,/1,E492,A7

200 MIELTRANSFER



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

210 MIELTRANSFER

215 MIELTRANSFER,HUBZYLINDER


220 Dokumente



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

011 Spülraum

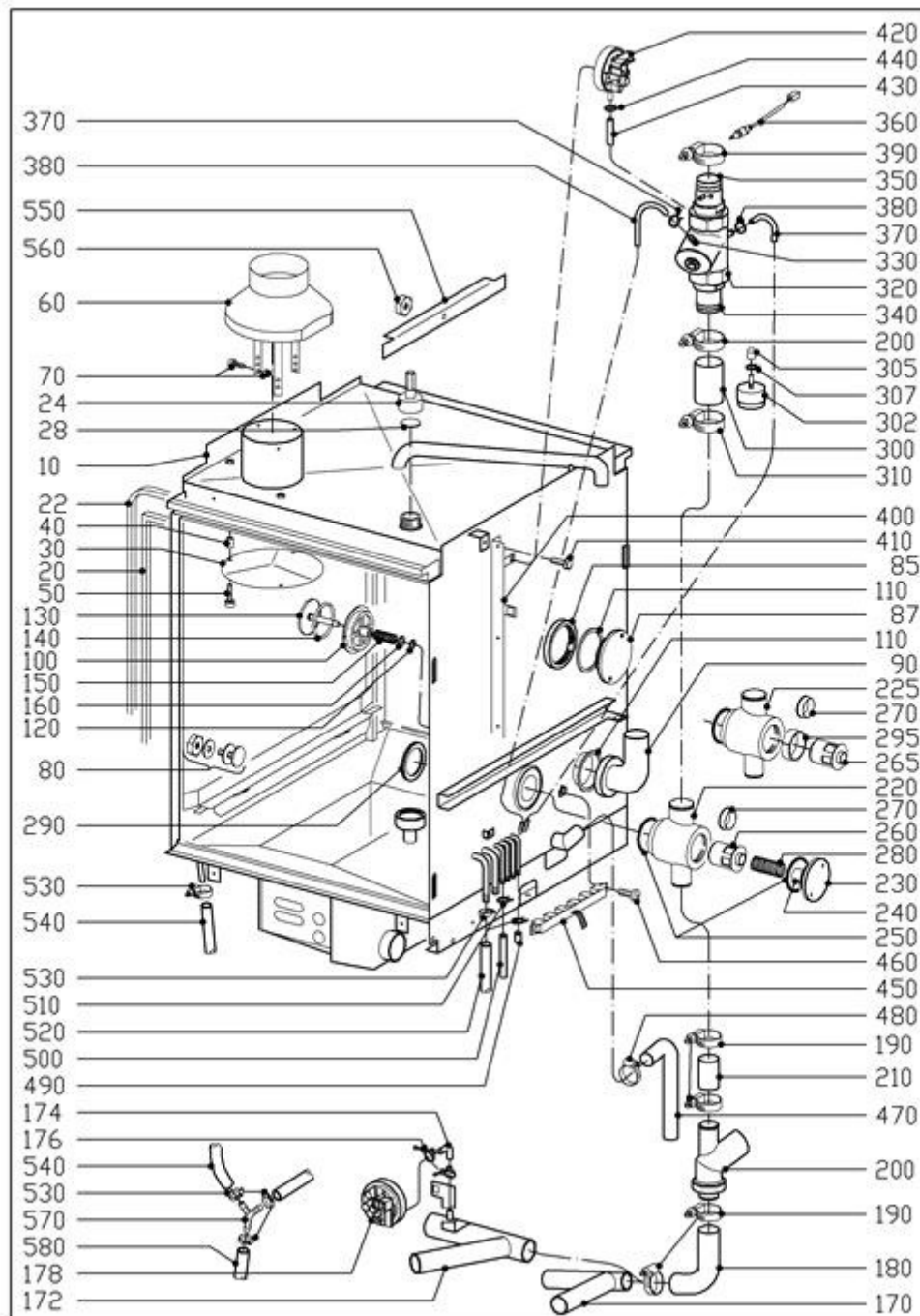

5379040-011



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

011 Spülraum

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10					Bottich	
20	5289381				Dichtung	2 Stck.
(20)	6411850		A		Dichtung	2 Stck.
					Verschluss	
					M-Nr.6135720 u. M-Nr.6753460	
					Ab Fabr.-Nr. 53083427	
					G 7825	
					Ab Fabr.-Nr. 53083961	
					G 7826	
22	6723050		A		Dichtung	1 Stck.
					Spülraum	
					rund	
24	5665360				Verschluss-Stopfen	1 Stck.
28	5668080				Dichtscheibe	1 Stck.
30	4651750				Deckel	1 Stck.
40	4651740				Distanzbuchse	3 Stck.
50					--Befestigung	
	4660630				--Zylinderschraube M5X25	3 Stck.
	4660600				--Federring	3 Stck.
60	5363550				Abluftstutzen	1 Stck.
70					--Befestigung	
	4660620				--Zylinderschraube M5X12	3 Stck.
	4660600				--Federring	3 Stck.
	1662680				--Sechskantmutter M5	3 Stck.
80					--Befestigung	
80	76934				Schraube M8	2 Stck.
	76934				--Schraube M8	2 Stck.
	1007760				--Dichtschaube	2 Stck.
	93456				--Dichtring DRM 8X2	2 Stck.
	10205				--Federscheibe B8	2 Stck.
	26393				--Sechskantmutter M8	2 Stck.
85	5367450		A		Verschraubung Bottich	1 Stck.
87	5529200		A		Verschraubung	1 Stck.
110	4730500		A		Dichtung 68X83X2,5	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

				OHNE TROCKNUNGSAGGREGAT	
90-160	5180561			Rückschlagventil	1 Stck.
100-120	4971221			Ventil-Unterteil	1 Stck.
110	4730500			-Dichtung 68X83X2,5	1 Stck.
120	4815440			-Zackenring DRM 8	1 Stck.
110-140	4971231			Ventilteller	1 Stck.
110	4730500			-Dichtung 68X83X2,5	1 Stck.
120	4815440			-Zackenring DRM 8	1 Stck.
140	4730520			-Dichtring 53X59X3	1 Stck.
150	4656190			Druckfeder	1 Stck.
160	4815460			Zackenring DRM 10	1 Stck.
170	5259520			Verbindungsrohr Edelstahl G 2825 Ab Fabr.-Nr. 53082910 G 7826 Ab Fabr.-Nr. 53083218	1 Stck.
172	5653220			Verbindungsrohr Edelstahl	1 Stck.
174	4904640			Verbindungsschlauch	1 Stck.
176				--Befestigung	
	5062070			--Schlauchschelle FBS 17/12	2 Stck.
178	6627751			Niveauschalter 1500/700	1 Stck.
180	5173072			Verbindungsschlauch	1 Stck.
190				--Befestigung	
	3924170			--Schlauchschelle 32-50MM	2 Stck.
200	4655522			Rückschlagventil	1 Stck.
O.ABB.	4666380			-Kugel DRM45	1 Stck.
O.ABB.	4730490			-Dichtung	1 Stck.
210	4656331			Verbindungsschlauch 55mm	1 Stck.
190				--Befestigung	
	3924170			--Schlauchschelle 32-50MM	2 Stck.
220-290	4666092			Anschluss unten	1 Stck.
225-295	4666093			Anschluss unten	1 Stck.
230+250	4814540			Verschraubung aussen	1 Stck.
250+					
250+					
260+270	4814551			Anschluss	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

250+295					
+					
265+270	6988520			Anschluss	1 Stck.
250+290	4814530			Verschraubung innen	1 Stck.
230	5666180			-Verschraubung	1 Stck.
240	4666210			-Führung	1 Stck.
250	4666240			-Dichtring	2 Stck.
270	4666220			-Kugelgelenk	1 Stck.
280	4666251			-Druckfeder	1 Stck.
290	4666200			-Verschraubung	1 Stck.
295	6846360			-Gleitring	1 Stck.
300	4654920			Verbindungsschlauch 98 MM	1 Stck.
302	5529191	A		Stopfen	1 Stck.
305	725971	A		Hülse	1 Stck.
307		A		--Befestigung	
	1552690			--Schlauchklemme 10,4-11,0	1 Stck.
				OHNE TROCKNUNGSAGGREGAT	
310				--Befestigung	
	4740580			--Schlauchselle SGT 50-70MM	4 Stck.
320-330	7082910			Umlaufventil	1 Stck.
O.ABB.	7050710	A		-Dichtring	1 Stck.
				Deckel	
O.ABB.	4666360			-Dichtung	1 Stck.
O.ABB.	4666390			-Druckfeder	1 Stck.
330	4656090			-Rohrstutzen	2 Stck.
340	4658731	A		Schlauchverb.Stutz.	1 Stck.
				Umlaufventil	
				M-Nr.4666371	
350	5180630	A		Schlauchverb.Stutz.	1 Stck.
				Umlaufventil	
				M-Nr.4666371	
360	4559152			Temperaturfühler	2 Stck.
370	5171941			Verbindungsschlauch DRM5 500mm	2 Stck.
380				--Befestigung	
	1552690			--Schlauchklemme 10,4-11,0	4 Stck.
390				--Befestigung	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

	91244			--Schlauchschelle 40-60	1 Stck.
400	5262290			Führungsschiene Kabelbaum G 7825 Ab Fabr.-Nr. 53084633 G 7826 Ab Fabr.-Nr. 53085088	2 Stck.
400	5719230			Führungsschiene	2 Stck.
410				--Befestigung	
	3919881			--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
420	5419651			Niveauschalter 350/250	1 Stck.
430	6001030			Verbindungsschlauch DRM5 370mm --Befestigung	1 Stck.
440	1552690			--Schlauchklemme 10,4-11,0	2 Stck.
450	4308812			Sensor kpl.	1 Stck.
460				--Befestigung	
	1143580			--Linsenblechschraube 3,9X9,5	2 Stck.
470	5288940			Verbindungsschlauch --Befestigung	1 Stck.
480				--Schlauchschelle 35	2 Stck.
490	725971			Hülse	2 Stck.
500	5848180			Schlauch DRM6x2 1650mm --Befestigung	2 Stck.
510				--Schlauchklemme 10,4-11,0	4 Stck.
520	4559481			Verbindungsschlauch 1050 mm --Befestigung	2 Stck.
530				--Schlauchschelle Toro 12-20/9 C7-W2	2 Stck.
540	4656251			Verbindungsschlauch 650 mm --Befestigung	2 Stck.
530				--Schlauchschelle Toro 12-20/9 C7-W2	2 Stck.
550	5325910			Winkel --Befestigung	2 Stck.
560				--Scheibe DIN 125 10,5	2 Stck.
	10184			--Sechskantmutter M10	2 Stck.
	40712				
540	4656251	A		Verbindungsschlauch 650 mm	2 Stck.
570	4692250	A		T-Stück YS 10	1 Stck.
580	4656271	A		Verbindungsschlauch 45 mm	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


O.ABB. 530	39000		A	Kabelhalter 98 x 2,5	3 Stck.
	94219		A	--Befestigung --Schlauchschelle Toro 12-20/9 C7-W2 WASSERABLAUF MIT PUMPE	3 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

012 Rahmen

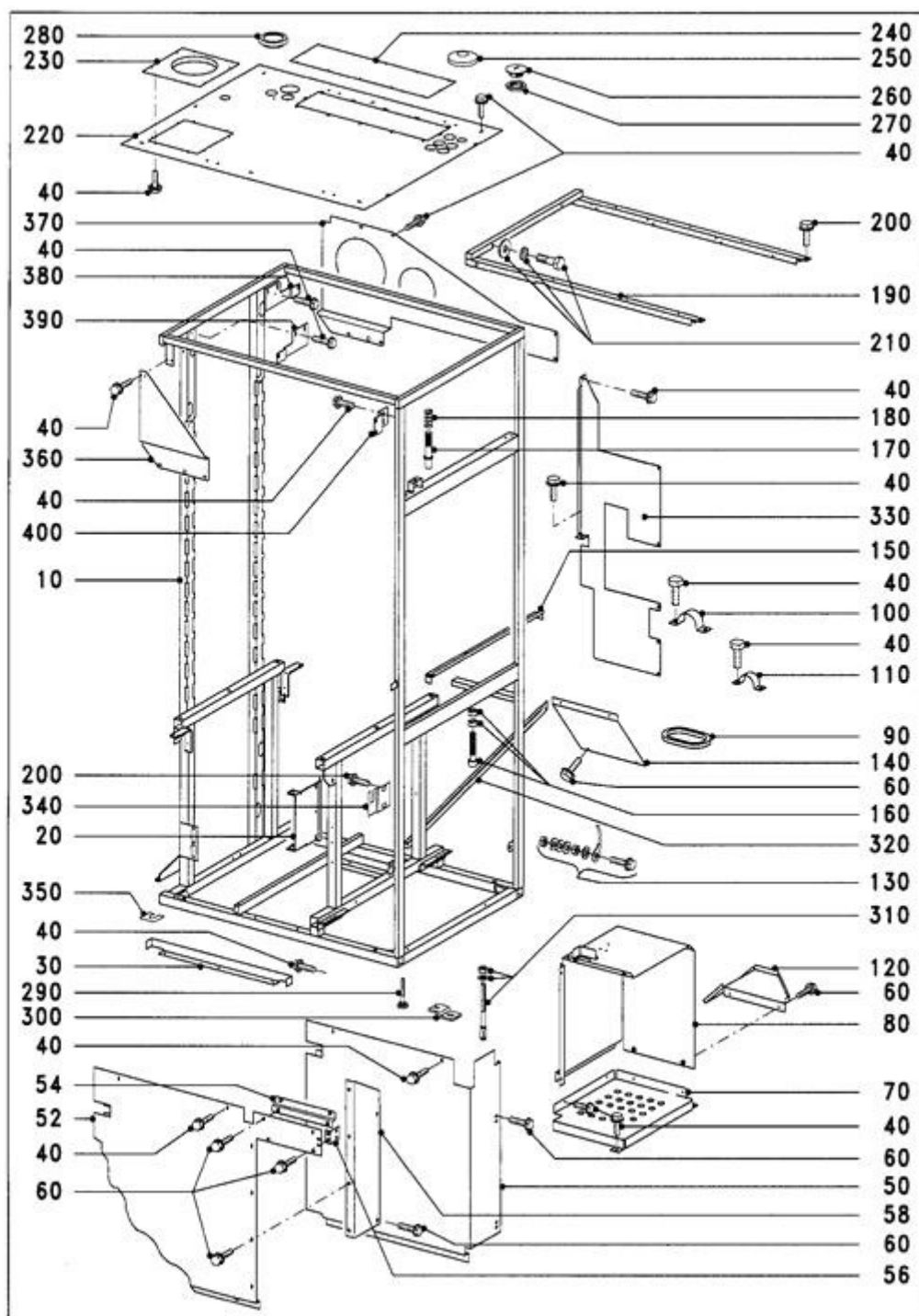

5379040-012



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

012 Rahmen

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10					Rahmen	
20	5260960				Haltewinkel	1 Stck.
					G 7825	
					Ab Fabr.-Nr. 53084633	
					G 7826	
					Ab Fabr.-Nr. 53085088	
(20)	5722640				Haltewinkel	1 Stck.
O.ABB.					--Befestigung	
	3774830				--Sechskantschraube DM5X12	3 Stck.
30	5259480				Führungsschiene	2 Stck.
					G 7825	
					Ab Fabr.-Nr. 53084633	
					G 7826	
					Ab Fabr.-Nr. 53085088	
(30)	5723060				Haltewinkel	1 Stck.
40					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
50	5392190				Abdeckung	1 Stck.
O.ABB.	2830241				-Klebeetikett Warnschild	1 Stck.
O.ABB.	65102				-Abdeckfolie	1 Stck.
					G 7825	
					Ab Fabr.-Nr. 53084633	
					G 7826	
					Ab Fabr.-Nr. 53085088	
52	5719130		Z		Abdeckung	1 Stck.
O.ABB.	2830241				Klebeetikett Warnschild	1 Stck.
O.ABB.	65102				Abdeckfolie	1 Stck.
54	5746150				Haltewinkel lang	1 Stck.
56	5746160				Haltewinkel kurz	1 Stck.
58	5735060				Verstärkung	1 Stck.
					--Befestigung	
40	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
60	4361730				--Linsenschraube M4X8	10 Stck.
70	5260410				Auflage	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

				G 7825	
				Ab Fabr.-Nr. 53084633	
				G 7826	
				Ab Fabr.-Nr. 53085088	
(70)	5719100			Auflage	1 Stck.
80	5259280			Gehäuse	1 Stck.
				G 7825	
				Ab Fabr.-Nr. 53084633	
				G 7826	
				Ab Fabr.-Nr. 53085088	
(80)	5719190			Gehäuse	1 Stck.
40				--Befestigung	
	3919881			--Sechskantschraube DM4X10	6 Stck.
90	4875902			Kantenschutz	1 Stck.
100	4678860			Rohrschelle 27/15	1 Stck.
110	4678850			Rohrschelle 17/12	1 Stck.
40				--Befestigung	
	3919881			--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
120	5259330			Tropfschutz	1 Stck.
60				--Befestigung	
	4361730			--Linsenschraube M4X8	2 Stck.
130				--Erdung	
	73310			--Sechskantschraube M8X40	1 Stck.
	28261			--Fächerscheibe DIN6798 A8,2	2 Stck.
	26393			--Sechskantmutter M8	1 Stck.
	10182			--Scheibe DIN 125 8,4	2 Stck.
	10205			--Federscheibe B8	1 Stck.
	26393			--Sechskantmutter M8	1 Stck.
O.ABB.	5105070			--Klebeetikett Erdungszeichen	1 Stck.
140	5259470			Arretierung	1 Stck.
				G 7825	
				Ab Fabr.-Nr. 53084633	
				G 7826	
				Ab Fabr.-Nr. 53085088	
(140)	5719200			Arretierung	1 Stck.
60				--Befestigung	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

	4361730		--Linsenschraube M4X8	4 Stck.
150	5280991		Gleitschiene	1 Stck.
160			--Befestigung	
	5175170		--Zylinderschraube M8X30	3 Stck.
	27728		--Sechskantmutter M8	6 Stck.
170	4656960		Arretierung	1 Stck.
180	3092700		Druckfeder	1 Stck.
190	5328260		Auflage Trocknungsaggregat G 7825 Ab Fabr.-Nr. 53084633 G 7826 Ab Fabr.-Nr. 53085088	1 Stck.
(190)	5744480		Auflage Trocknungsaggregat	1 Stck.
200			--Befestigung	
	3774830		--Sechskantschraube DM5X12	2 Stck.
210			--Befestigung	
	68442		--Sechskantschraube M8X35	2 Stck.
	4632110		--Scheibe D 8,5XD18X1	2 Stck.
	4663240		--Federring 8 DIN 7980 A2	2 Stck.
220	5273520		Deckel	1 Stck.
40			--Befestigung	
	3919881		--Sechskantschraube DM4X10	8 Stck.
230	5273500		Durchführungstülle	1 Stck.
40			--Befestigung	
	3919881		--Sechskantschraube DM4X10	8 Stck.
240	5273540		Montageplatte	1 Stck.
40			--Befestigung	
	3919881		--Sechskantschraube DM4X10	12 Stck.
250	5319790		Rosette DRM18,1/49	7 Stck.
260	5320290		Verschluss-Schraube PG21	2 Stck.
270	24584		Gegenmutter L PG21	2 Stck.
280	2711930		Kappe DRM36	7 Stck.
O.ABB.			--Befestigung	
	37575		--Sechskantschraube M6X12	1 Stck.
	10476		--Sechskantmutter M6	1 Stck.
290	5324490		Fuss Sockel	4 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

300	5324910			Befestigungswinkel Sockel	4 Stck.
310	5275830		W	Anker	4 Stck.
(310)	5586010			MTS Bodenbefestg.	4 Stck.
O.ABB.				--Befestigung	
O.ABB.	5268670			--Sechskantschraube M10x80	4 Stck.
O.ABB.	4652780			--Scheibe 10-A2-DIN 1440	8 Stck.
O.ABB.	4652790			--Federring 10 A2-DIN 7980	4 Stck.
O.ABB.	40712			--Sechskantmutter M10	4 Stck.
320	5407070			Stabilisiern.Blech	1 Stck.
				G 7825	
				Ab Fabr.-Nr. 53084633	
				G 7826	
				Ab Fabr.-Nr. 53085088	
(320)	5722660			Stabilisiern.Blech	1 Stck.
O.ABB.				--Befestigung	
	3919881			--Sechskantschraube DM4X10	2 Stck.
330	5407130			Halteblech	1 Stck.
				G 7825	
				Ab Fabr.-Nr. 53084633	
				G 7826	
				Ab Fabr.-Nr. 53085088	
(330)	5722630			Halteblech	1 Stck.
40				--Befestigung	
	3919881			--Sechskantschraube DM4X10	7 Stck.
340	5325870			Befestigungsblech unreine Seite	1 Stck.
(340)	5324930			Befestigungsblech reine Seite	1 Stck.
200				--Befestigung	
	3774830			--Sechskantschraube DM5X12	4 Stck.
350	5529570			Ausgleichsblech	4 Stck.
(350)	5529560		W	Ausgleichsblech	4 Stck.
360	5478340			Verstärkung Rahmen	1 Stck.
				G 7825	
				Ab Fabr.-Nr. 53084633	
				G 7826	
				Ab Fabr.-Nr. 53085088	
(360)	5745660			Verstärkung Rahmen	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


40			--Befestigung	
	3919881		--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
370	5478320		Verstärkung Rahmen	1 Stck.
			G 7825	
			Ab Fabr.-Nr. 53084633	
			G 7826	
			Ab Fabr.-Nr. 53085088	
(370)	5722690		Verstärkung	1 Stck.
40			--Befestigung	
	3919881		--Sechskantschraube DM4X10	6 Stck.
380	5921450		Winkel verstellbar	1 Stck.
390	5921460		Winkel verstellbar	1 Stck.
400	5921480		Winkel verstellbar	2 Stck.
40			--Befestigung	
	3919881		--Sechskantschraube DM4X10	8 Stck.
O.ABB.	5324490		Fuss Sockel	6 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

013 Gehäuse

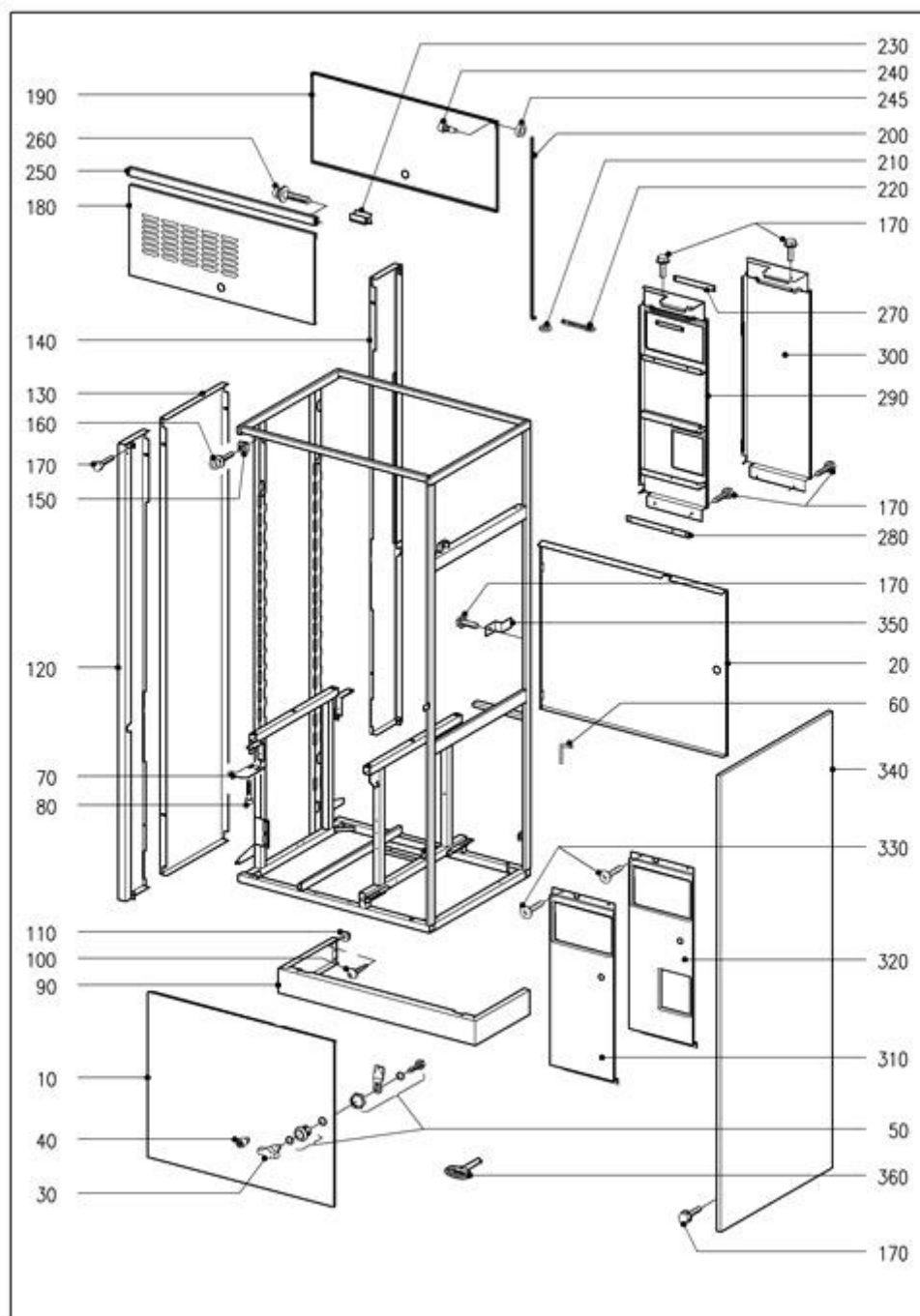

5379040-013



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

013 Gehäuse

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10	5369210				Montageklappe unreine Seite	1 Stck.
20	5369230				Montageklappe reine Seite	1 Stck.
					G 7825	
					Ab Fabr.-Nr. 53084633	
					G 7826	
					Ab Fabr.-Nr. 53085088	
(10)	5769050				Montageklappe unreine Seite	1 Stck.
(20)	5769060				Montageklappe reine Seite	1 Stck.
30+50	4703810				Verschluss	1 Stck.
40+50	4703800				Verschluss	1 Stck.
60	5326270				Scharnierbolzen	4 Stck.
70	5326280				Aufnahme Scharnier	4 Stck.
80					--Befestigung	
	4660620				--Zylinderschraube M5X12	8 Stck.
90	5326740				Abdeckung Sockel	2 Stck.
100					--Befestigung	
	8219650				--Linsenschraube 3,5X10 Torx/CN	4 Stck.
110	97210				Führungsstift	4 Stck.
120	5326630				Eckstück unreine Seite	1 Stck.
					G 7825	
					Ab Fabr.-Nr. 53084633	
					G 7826	
					Ab Fabr.-Nr. 53085088	
120	5749350				Eckstück unreine Seite	1 Stck.
					Ab Fabr.-Nr. 53090720	
120	5923300				Eckstück unreine Seite	1 Stck.
130	5749320				Seitenwand mitte links	1 Stck.
					G 7825	
					Ab Fabr.-Nr. 53084633	
					G 7826	
					Ab Fabr.-Nr. 53085088	
(130)	5749320				Seitenwand mitte links	1 Stck.
140	5326610				Eckstück reine Seite	1 Stck.
					G 7825	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

				Ab Fabr.-Nr. 53084633	
				G 7826	
				Ab Fabr.-Nr. 53085088	
140	5749360			Eckstück reine Seite	1 Stck.
				Ab Fabr.-Nr. 53090720	
140	5923310			Eckstück reine Seite	1 Stck.
				--Befestigung	
150	5367980			--Blechmutter M5	4 Stck.
160	4660620			--Zylinderschraube M5X12	4 Stck.
170				--Befestigung	
	3919881			--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
180	5326201			Abdeckung unreine Seite	1 Stck.
190	5369251			Abdeckung reine Seite	1 Stck.
200	5324950			Stange Abdeckung	2 Stck.
210	41854			Scheibe DIN 125 6,4 A2	2 Stck.
220	2059590			Splint DIN 94 2X25	2 Stck.
230	5275360			Klemmfeder	2 Stck.
40+50	4703800			Verschluss	2 Stck.
240	5662170			Achse	4 Stck.
245	5324860			Distanzbuchse Abdeckung	4 Stck.
250	5325811			Verbindungsstück	2 Stck.
260				--Befestigung	
	3650460			--Zahnscheibe I-6,4 DIN6797-A2	4 Stck.
	57719			--Zylinderschraube M6X16	4 Stck.
270	5691980			Lasche oben	1 Stck.
280	5691990			Lasche unten	1 Stck.
290	5392171			Eckstück reine Seite	1 Stck.
O.ABB.	65102			-Abdeckfolie	1 Stck.
O.ABB.	4944670			Schaumst.-Klebeband	1 Stck.
170				--Befestigung	
	3919881			--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
310	5326472			Eckstück unreine Seite	1 Stck.
O.ABB.	4944670			Schaumst.-Klebeband	1 Stck.
330				--Befestigung	
	10641			--Senkschraube M4X12	4 Stck.
340	5326490			Seitenwand rechts	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


				Ab Fabr.-Nr. 53090720	
340	5923320			Seitenwand rechts	1 Stck.
170				--Befestigung	
	3919881			--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
350	5325840			Befestigungsbügel Seitenwand	2 Stck.
170				--Befestigung	
	3919881			--Sechskantschraube DM4X10	2 Stck.
360	2516460			Schlüssel	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

015 Gehäuse MAV / 2-1 , MAV 25/26

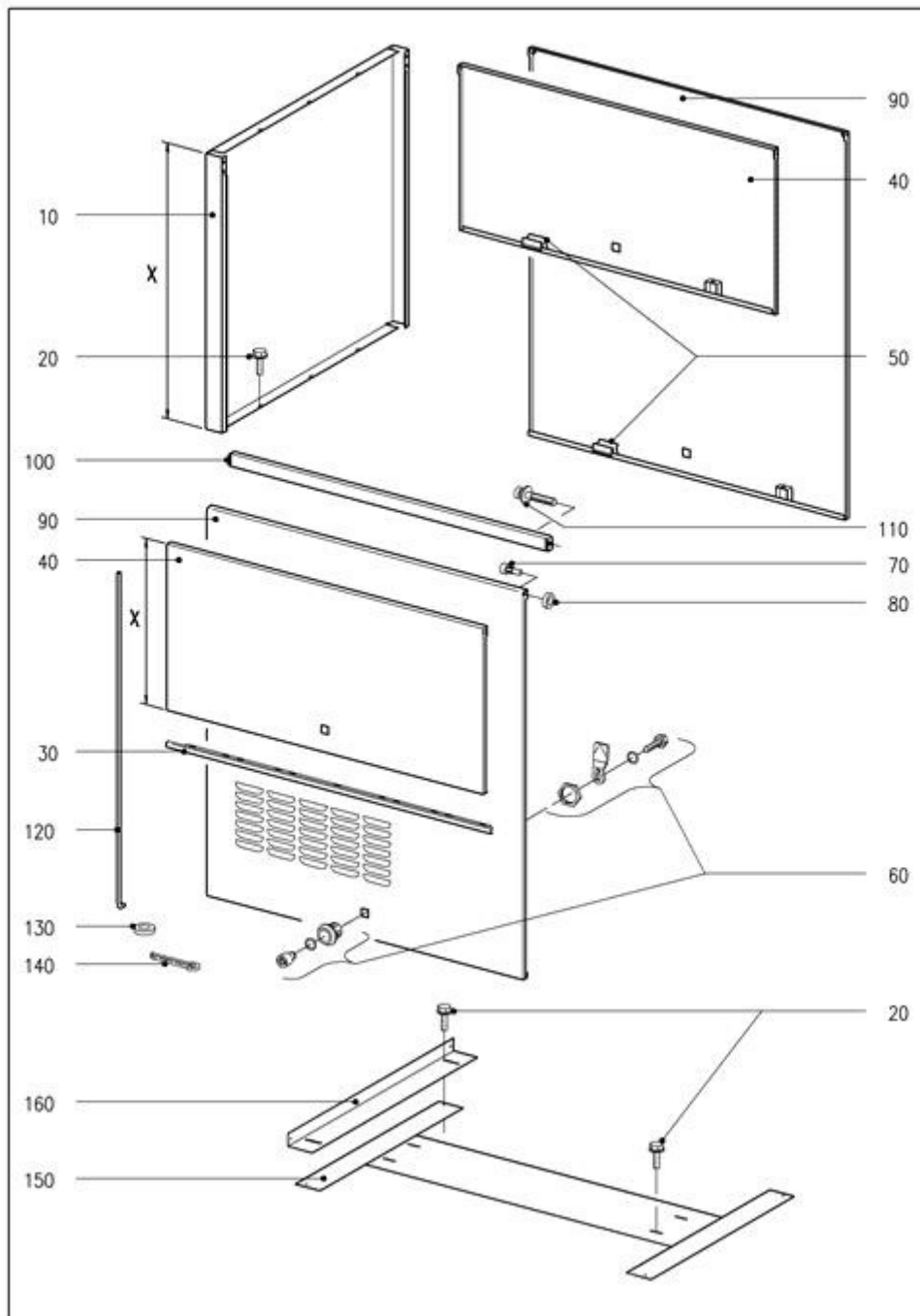

5379040-015



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

015 Gehäuse MAV / 2-1 , MAV 25/26

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
					MAV / 2-1	
10	5311211		A		Seitenwand links	1 Stck.
(10)	5311241		A		Seitenwand rechts	1 Stck.
					X=620mm	
20					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	6 Stck.
30	5730980				Halteleiste	2 Stck.
40	5696290		A		Abdeckung oben	2 Stck.
50	5275360		A		-Klemmfeder	1 Stck.
					X=588mm	
60	4703800				Verschluss	2 Stck.
70	5662170				Achse	4 Stck.
80	5324860				Distanzbuchse Abdeckung	4 Stck.
90	5311250				Abdeckung unreine Seite	1 Stck.
(90)	5311270				Abdeckung reine Seite	1 Stck.
100	5325811				Verbindungsstück	2 Stck.
110					--Befestigung	
	3650460				--Zahnscheibe I-6,4 DIN6797-A2	4 Stck.
	57719				--Zylinderschraube M6X16	4 Stck.
120	5324950				Stange Abdeckung	2 Stck.
130	41854				Scheibe DIN 125 6,4 A2	2 Stck.
140	2059590				Splint DIN 94 2X25	2 Stck.
150	5483120				Stütze Seitenwand	1 Stck.
160	5487430				Winkel	2 Stck.
20					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	12 Stck.
					MAV 25/26	
10	6502440		A		Seitenwand links	1 Stck.
(10)	6502510		A		Seitenwand rechts	1 Stck.
					X=430mm	
20					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	6 Stck.
30	5730980				Halteleiste	2 Stck.
40	6502380		A		Abdeckung	2 Stck.




Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

50	5275360	A	-Klemmfeder X=398mm	1 Stck.
60	4703800		Verschluss	2 Stck.
70	5662170		Achse	4 Stck.
80	5324860		Distanzbuchse Abdeckung	4 Stck.
90			Abdeckung	
100	5325811		Verbindungsstück	2 Stck.
110			--Befestigung	
	3650460		--Zahnscheibe I-6,4 DIN6797-A2	4 Stck.
	57719		--Zylinderschraube M6X16	4 Stck.
120	5324950		Stange Abdeckung	2 Stck.
130	41854		Scheibe DIN 125 6,4 A2	2 Stck.
140	2059590		Splint DIN 94 2X25	2 Stck.
150	5483120		Stütze Seitenwand	1 Stck.
160	5487430		Winkel	2 Stck.
20			--Befestigung	

020 TÜR,VERSCHLUSS

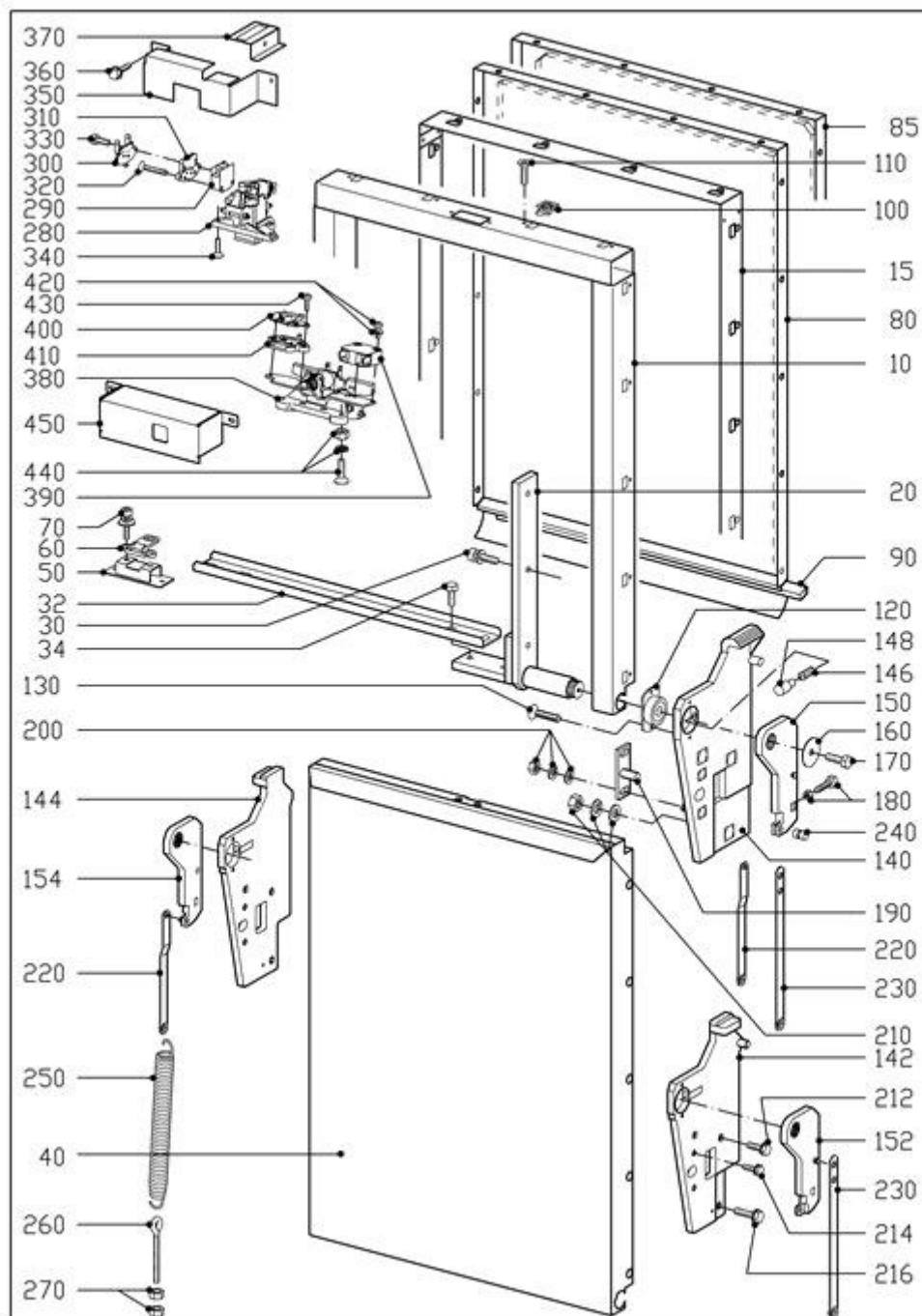

5379040-020



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

020 TÜR,VERSCHLUSS

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10	5330400				Rahmen Tür	2 Stck.
20	5329861				Halteleiste links und rechts	4 Stck.
30					--Befestigung	
	4660370				--Zylinderschraube M8X20	12 Stck.
	4663240				--Federring 8 DIN 7980 A2	12 Stck.
32	5385840				Verstärkung Halteplatte	2 Stck.
34					--Befestigung	
	5404830				--Sechskantschraube M8x12	8 Stck.
O.ABB.	4632110				--Scheibe D 8,5XD18X1	8 Stck.
40	5330430				Türaussenblech	2 Stck.
50	5330350				Aufnahme Schliessplatte	2 Stck.
60	2742740				Schliessplatte	2 Stck.
70					--Befestigung	
	4660620				--Zylinderschraube M5X12	4 Stck.
	4658480				--Federring 5 DIN7980 A2	4 Stck.
	4660590				--Scheibe 5,2X10	4 Stck.
	41854		W		--Scheibe DIN 125 6,4 A2	4 Stck.
80	5369240				Türinnenblech	2 Stck.
					Ab Fabr.-Nr. 53083961 G7826	
85	7085080				Türinnenblech	2 Stck.
90	5435450				Dichtung 20x10x563mm	2 Stck.
					--Befestigung	
100	5367980				--Blechmutter M5	28 Stck.
110	4663230				--Senkschraube M5X20	28 Stck.
120	5329810				Buchse Halteplatte	4 Stck.
130					--Befestigung	
	65731				--Senkschraube M5X12	8 Stck.
140	5328631				Halteplatte rechts	2 Stck.
(140)	5328611				Halteplatte links	2 Stck.
142	6411330				Halteplatte rechts kpl.	2 Stck.
144	6411320				Halteplatte links kpl.	2 Stck.
146	1339730				Druckfeder	4 Stck.
148	5328450				Druckstück Welle	4 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

150	5328430		Anschlag reine Seite	2 Stck.
(150)	5328420		Anschlag unreine Seite	2 Stck.
152	6411480		Anschlag rechts reine Seite kp	2 Stck.
(152)	6411460		Anschlag unreine Seite	2 Stck.
154	6411390		Anschlag links unreine Seite kpl.	2 Stck.
(154)	6411430		Anschlag reine Seite	2 Stck.
160	5327400		Scheibe DRM 6,5/28x1 A2	4 Stck.
170			--Befestigung	
	28274		--Sechskantschraube DIN 933 M5X10	4 Stck.
180			--Befestigung	
	67661		--Sechskantschraube M6X25	4 Stck.
	10476		--Sechskantmutter M6	4 Stck.
190	5328570		Halteplatte rechts	4 Stck.
200			--Befestigung	
	27728		--Sechskantmutter M8	8 Stck.
	4663240		--Federring 8 DIN 7980 A2	8 Stck.
	4632110		--Scheibe D 8,5XD18X1	8 Stck.
210			--Befestigung	
	10184		--Scheibe DIN 125 10,5	4 Stck.
	3473140		--Federring DIN 127 10 A2	4 Stck.
	40712		--Sechskantmutter M10	4 Stck.
			--Befestigung	
212	77256		--Sechskantschraube M10X20	4 Stck.
214	10291		--Sechskantschraube DIN 558 M8X16	8 Stck.
216	6405790		--Sechskantschraube DIN 933 M10x12-A2	4 Stck.
220	5328410		Befestigungsblech links	2 Stck.
230	5328520		Befestigungsblech rechts	2 Stck.
240	5328460		Bolzen	4 Stck.
250	4317280		Zugfeder 380N 250MM	4 Stck.
260	5367960		Ringschraube M5X50	4 Stck.
270	33349		Sechskantmutter M5	8 Stck.
280-330	5877796		Verschluss	2 Stck.
290	1310890		-Schalter 1117.0202 1OE	2 Stck.
300-330	5936541	A	-UBS Schalter Verschluss	2 Stck.
300	5889371	A	--Schalter	2 Stck.
310	5922582	A	--Platte	2 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


320	65735	A	--Senkschraube M4X20	4 Stck.
330	3092031	A	--Linsenschraube 4X10	4 Stck.
			FUER VERSCHLUSS M-NR.4596985-4596988	
340			--Befestigung	
	4820980		--Linsensenkschraube M5X12	4 Stck.
350	5729640		Abdeckblech	1 Stck.
360			--Befestigung	
	3919881		--Sechskantschraube DM4X10	2 Stck.
380-440	6780962		-Verschluss	2 Stck.
390	1357850		-Schalter 1117.0102 1S	2 Stck.
400	6072921		-Schalter	2 Stck.
410	5922582		-Platte	2 Stck.
			--Befestigung	
420			--Linsenschraube	
430			--Linsenschraube	
440			--Befestigung	
	4663230		--Senkschraube M5X20	4 Stck.
	1662680		--Sechskantmutter M5	4 Stck.
	10538		--Fächerscheibe DIN6798 A5,3	4 Stck.
450	6513640		-Abdeckblech	2 Stck.
360			--Befestigung	
	3919881		--Sechskantschraube DM4X10	2 Stck.
440+450				
+				
380-430	6753461		UBS el.mech.Schloss	2 Stck.
380-430	6135722		-Verschluss	2 Stck.
390	1357850		-Schalter 1117.0102 1S	2 Stck.
400	6072920		-Schalter	2 Stck.
410	5922582		-Platte	2 Stck.
			--Befestigung	
420			--Linsenschraube	
430			--Linsenschraube	
O.ABB.	6411850	A	-Dichtung	2 Stck.
			Tür	
O.ABB.	6551660		-Verbindungskabel	2 Stck.
O.ABB.	6551670		-Verbindungskabel	2 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

022 TÜR,SICHTSCHEIBE

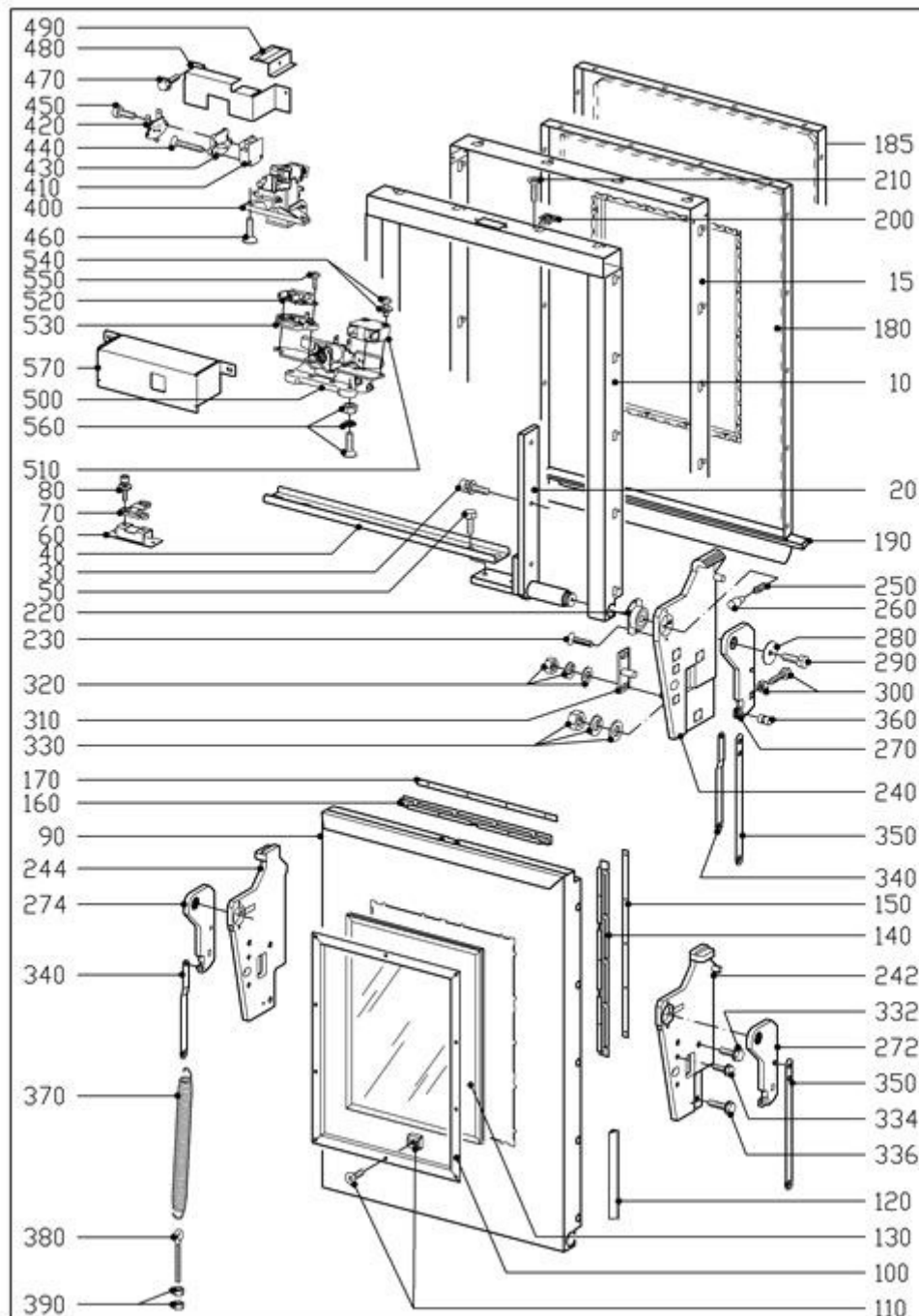

5379040-022



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

022 TÜR,SICHTSCHEIBE

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10	5330400				Rahmen Tür	2 Stck.
20	5329861				Halteleiste links und rechts	4 Stck.
30					--Befestigung	
	4660370				--Zylinderschraube M8X20	12 Stck.
	4663240				--Federring 8 DIN 7980 A2	12 Stck.
40	5385840				Verstärkung Halteplatte	2 Stck.
50					--Befestigung	
	5404830				--Sechskantschraube M8x12	8 Stck.
O.ABB.	4632110				--Scheibe D 8,5XD18X1	8 Stck.
60	5330350				Aufnahme Schliessplatte	2 Stck.
70	2742740				Schliessplatte	2 Stck.
80					--Befestigung	
	4660620				--Zylinderschraube M5X12	4 Stck.
	4658480				--Federring 5 DIN7980 A2	4 Stck.
	4660590				--Scheibe 5,2X10	4 Stck.
	41854		W		--Scheibe DIN 125 6,4 A2	4 Stck.
90	5733630				Türaussenblech	2 Stck.
100	5733740				Abdeckrahmen	2 Stck.
110					--Befestigung	
	4677020				--Käfigmutter M4	20 Stck.
	4677030				--Senkschraube M4x8	20 Stck.
120	5782620				Dichtung	2 Stck.
130	5733610				Sichtscheibe	2 Stck.
140	5733700				Haltewinkel lang	4 Stck.
150	5733590				Leiste lang	4 Stck.
160	5733680				Haltewinkel kurz	4 Stck.
170	5733580				Leiste kurz	4 Stck.
180	5733640				Türinnenblech	2 Stck.
					Ab Fabr.-Nr. 53083961 G7826	
185	6981490				Türinnenblech	2 Stck.
190	5435450				Dichtung 20x10x563mm	2 Stck.
					--Befestigung	
200	5367980				--Blechmutter M5	28 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

210	4663230		--Senkschraube M5X20	28 Stck.
220	5329810		Buchse Halteplatte	4 Stck.
230			--Befestigung	
	65731		--Senkschraube M5X12	8 Stck.
240	5328631		Halteplatte rechts	2 Stck.
(240)	5328611		Halteplatte links	2 Stck.
242	6411330		Halteplatte rechts kpl.	2 Stck.
244	6411320		Halteplatte links kpl.	2 Stck.
250	1339730		Druckfeder	4 Stck.
260	5328450		Druckstück Welle	4 Stck.
270	5328430		Anschlag reine Seite	2 Stck.
(270)	5328420		Anschlag unreine Seite	2 Stck.
272	6411480		Anschlag rechts reine Seite kp	2 Stck.
(272)	6411460		Anschlag unreine Seite	2 Stck.
274	6411390		Anschlag links unreine Seite kpl.	2 Stck.
(274)	6411430		Anschlag reine Seite	2 Stck.
280	5327400		Scheibe DRM 6,5/28x1 A2	4 Stck.
290			--Befestigung	
	28274		--Sechskantschraube DIN 933 M5X10	4 Stck.
300			--Befestigung	
	67661		--Sechskantschraube M6X25	4 Stck.
	10476		--Sechskantmutter M6	4 Stck.
310	5328570		Halteplatte rechts	4 Stck.
320			--Befestigung	
	27728		--Sechskantmutter M8	8 Stck.
	4663240		--Federring 8 DIN 7980 A2	8 Stck.
	4632110		--Scheibe D 8,5XD18X1	8 Stck.
330			--Befestigung	
	10184		--Scheibe DIN 125 10,5	4 Stck.
	3473140		--Federring DIN 127 10 A2	4 Stck.
	40712		--Sechskantmutter M10	4 Stck.
			--Befestigung	
332	77256		--Sechskantschraube M10X20	4 Stck.
334	10291		--Sechskantschraube DIN 558 M8X16	8 Stck.
336	6405790		--Sechskantschraube DIN 933 M10x12-A2	4 Stck.
340	5328410		Befestigungsblech links	2 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

350	5328520		Befestigungsblech rechts	2 Stck.
360	5328460		Bolzen	4 Stck.
370	4317280		Zugfeder 380N 250MM	4 Stck.
380	5367960		Ringschraube M5X50	4 Stck.
390	33349		--Sechskantmutter M5	8 Stck.
400-450	5877796		Verschluss	2 Stck.
410	1310890		-Schalter 1117.0202 1OE	2 Stck.
420-450	5936541		-UBS Schalter Verschluss	2 Stck.
420	5889371		--Schalter	2 Stck.
430	5922582		--Platte	2 Stck.
440	65735		--Senkschraube M4X20	4 Stck.
450	3092031		--Linsenschraube 4X10	4 Stck.
460			--Befestigung	
	4820980		--Linsensenkschraube M5X12	4 Stck.
470			--Befestigung	
	3919881		--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
480	5729640		Abdeckblech	1 Stck.
500-560	6780962		-Verschluss	2 Stck.
510	1357850		-Schalter 1117.0102 1S	2 Stck.
520	6072921		-Schalter	2 Stck.
530	5922582		-Platte	2 Stck.
			--Befestigung	
540			--Linsenschraube	
550			--Linsenschraube	
	4663230		--Senkschraube M5X20	2 Stck.
	4663230		--Senkschraube M5X20	4 Stck.
	1662680		--Sechskantmutter M5	4 Stck.
	10538		--Fächerscheibe DIN6798 A5,3	4 Stck.
570	6513640		-Abdeckblech	2 Stck.
470			--Befestigung	
	3919881		--Sechskantschraube DM4X10	2 Stck.
560+570				
+				
500-550	6753461		UBS el.mech.Schloss	2 Stck.
500-550	6135722		-Verschluss	2 Stck.
510	1357850		-Schalter 1117.0102 1S	2 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


520	6072920			-Schalter	2 Stck.
530	5922582			-Platte	2 Stck.
				--Befestigung	
540				--Linsenschraube	
550				--Linsenschraube	
O.ABB.	6411850	A		-Dichtung	2 Stck.
				Tür	
O.ABB.	6551660			-Verbindungskabel	2 Stck.
O.ABB.	6551670			-Verbindungskabel	2 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

031 SPRUEHSYSTEM,SIEB

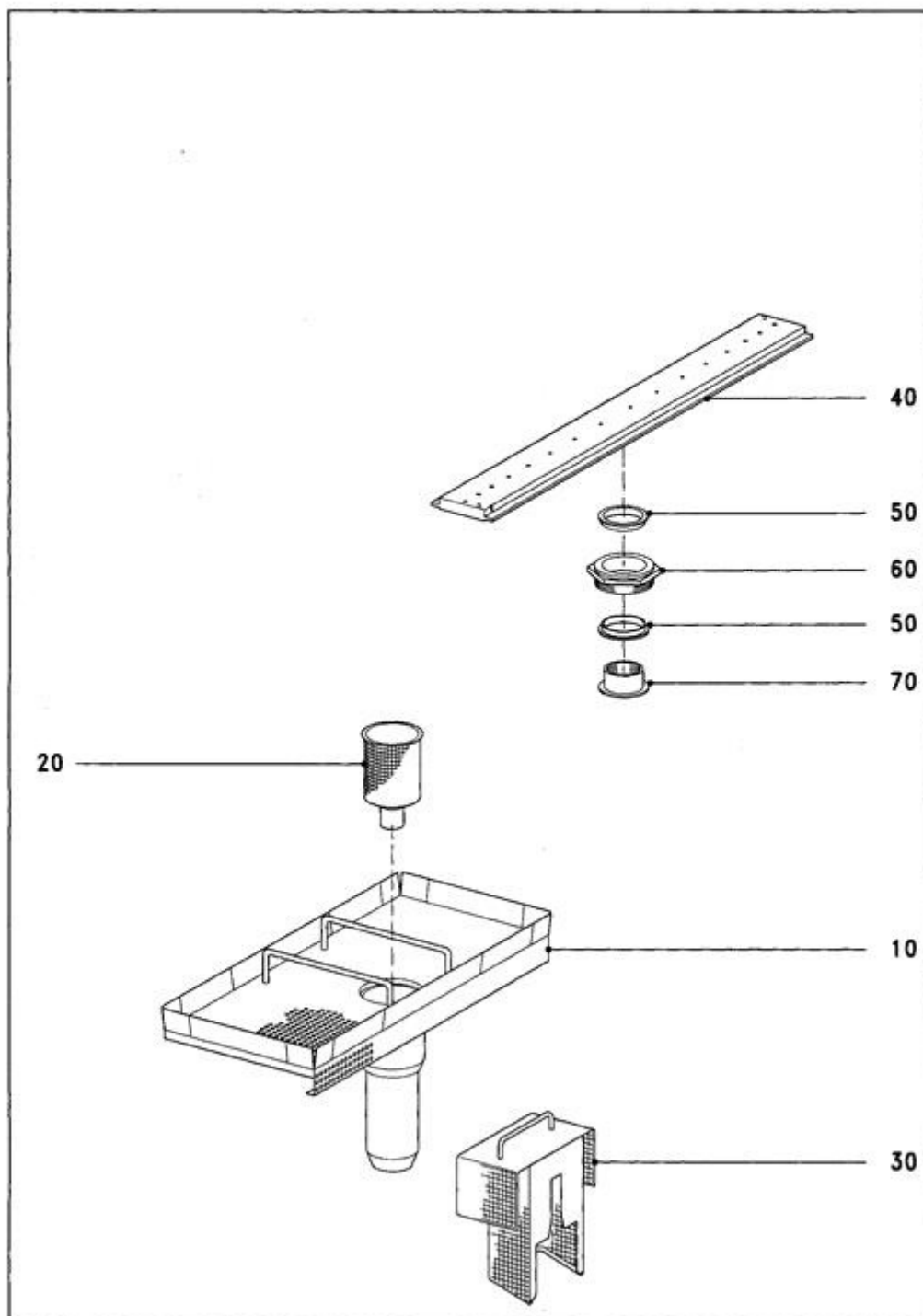

5379040-031



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

031 SPRUEHSYSTEM,SIEB


Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10	5330850				Sieb Bottich	1 Stck.
20	4654720				Mikrofeinfilter	1 Stck.
30	5142480				Sieb	2 Stck.
40-70	5307010				Sprüharm	2 Stck.
40	5168410				-Sprüharm	2 Stck.
50	6442250				-Lauftring 2 Stück	2 Stck.
60	4416601				-Buchse	2 Stck.
70	4416591				-Buchse	2 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

032 HEIZUNG-ELEKTRO,BOILER

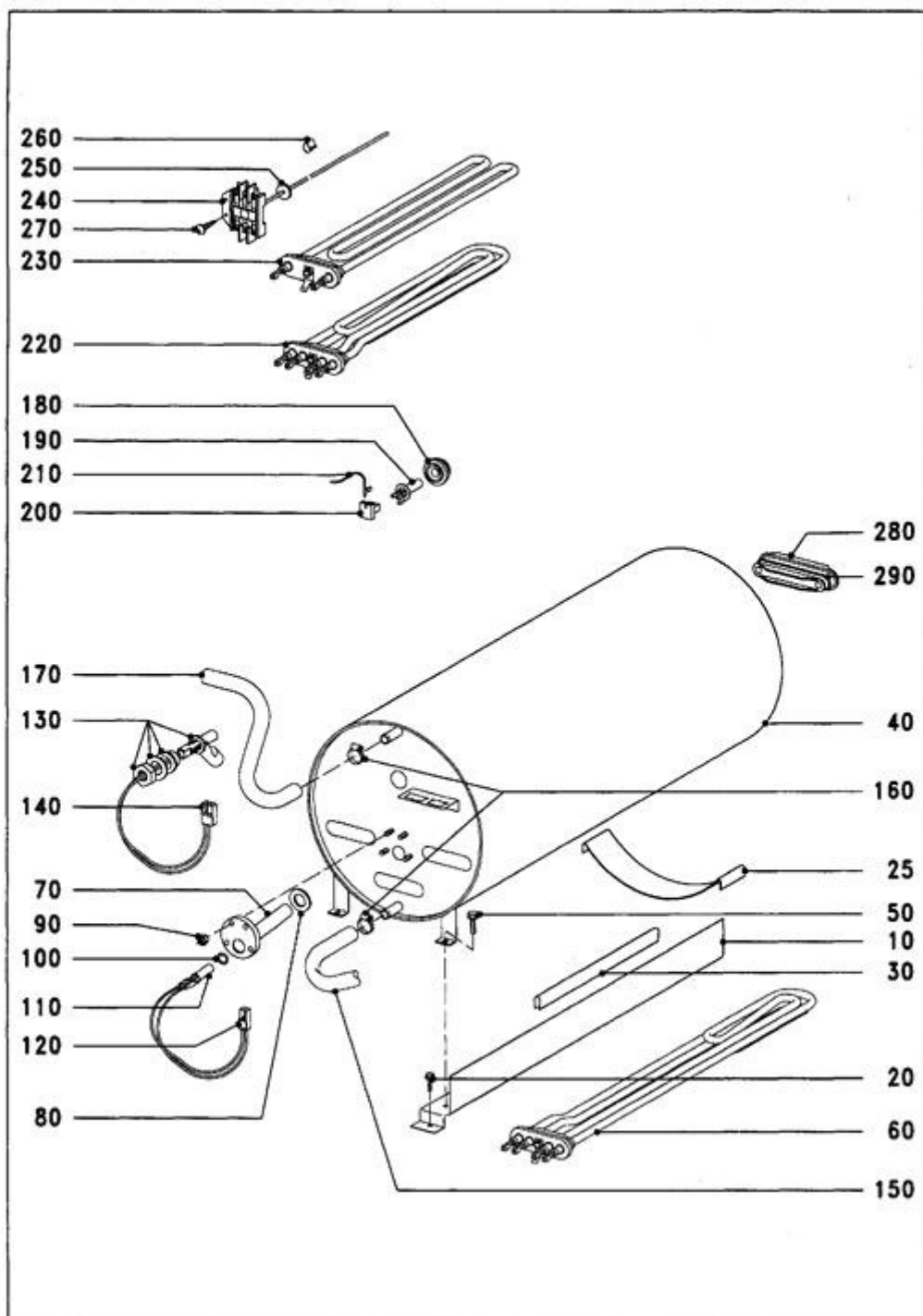

5379040-032



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

032 HEIZUNG-ELEKTRO,BOILER

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10	5259490				Auflage rechts	1 Stck.
(10)	5259500				Auflage links	1 Stck.
					G 7825	
					Ab Fabr.-Nr. 53084633	
					G 7826	
					Ab Fabr.-Nr. 53085088	
10	5718580				Auflage rechts	1 Stck.
(10)	5718470				Auflage links	1 Stck.
20					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
25	5136360				Lasche	1 Stck.
30	1022310				Kantenschutz	2 m
40	5178670				Boiler	1 Stck.
50					--Befestigung	
	3774830				--Sechskantschraube DM5X12	2 Stck.
60	4591972				Heizkörper 3,0KW 230V	3 Stck.
70	4653450				Rohr	1 Stck.
80	4653420				Dichtung	1 Stck.
90					--Befestigung	
	1662680				--Sechskantmutter M5	4 Stck.
100	4703930				Rundschnurring	1 Stck.
110	1103724				Temperaturfühler	1 Stck.
120	4572981				Kabelbaum	1 Stck.
130+140	6090530				Schalter	1 Stck.
O.ABB.	5640860				-Stecker DFFK6,3MM 0,5-1,0QMM	2 Stck.
140	2324330				-Steckergehäuse 3 polig	1 Stck.
150	4656261				Verbindungsschlauch 600 mm	1 Stck.
160					--Befestigung	
	4936510				--Schlauchschele SGT 12-22	2 Stck.
170	4656261				Verbindungsschlauch 600 mm	1 Stck.
160					--Befestigung	
	4656251				--Verbindungsschlauch 650 mm	2 Stck.
180	1029900				Dichtung	2 Stck.
190	1103724				Temperaturfühler	2 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


200	1310561		Steckergehäuse 2 polig	2 Stck.
210	1077020		Flachsteckhülse 2,8MM 0,3-0,8QMM	2 Stck.
220	5298131		Heizkörper 3,0/3,0KW 230V	1 Stck.
230	5177441		Heizkörper 3,0KW 230V	1 Stck.
240	2048511		Thermostat 165 GRAD C	1 Stck.
250	3774580		-Dichtscheibe 20X2,4X3	1 Stck.
260	10843		Klammer	5 Stck.
270			--Befestigung	
	91787		--Linsenblechschraube 3,9X9,5	2 Stck.
	12145		--Blechmutter 3,9	2 Stck.
280+290	4999452		Blindflansch Baugruppe	2 Stck.
290	4971290		-Dichtung	2 Stck.
O.ABB.	1387140		-Druckflansch	2 Stck.
O.ABB.			--Befestigung	
	26773		--Sechskantmutter M6	2 Stck.
	10180		--Scheibe DIN 125 6,4	2 Stck.
(280)+				
(290)	4813680	A	Blindflansch Heizkörper	3 Stck.
			Bottich	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

033 HEIZUNG-DAMPF, BOILER

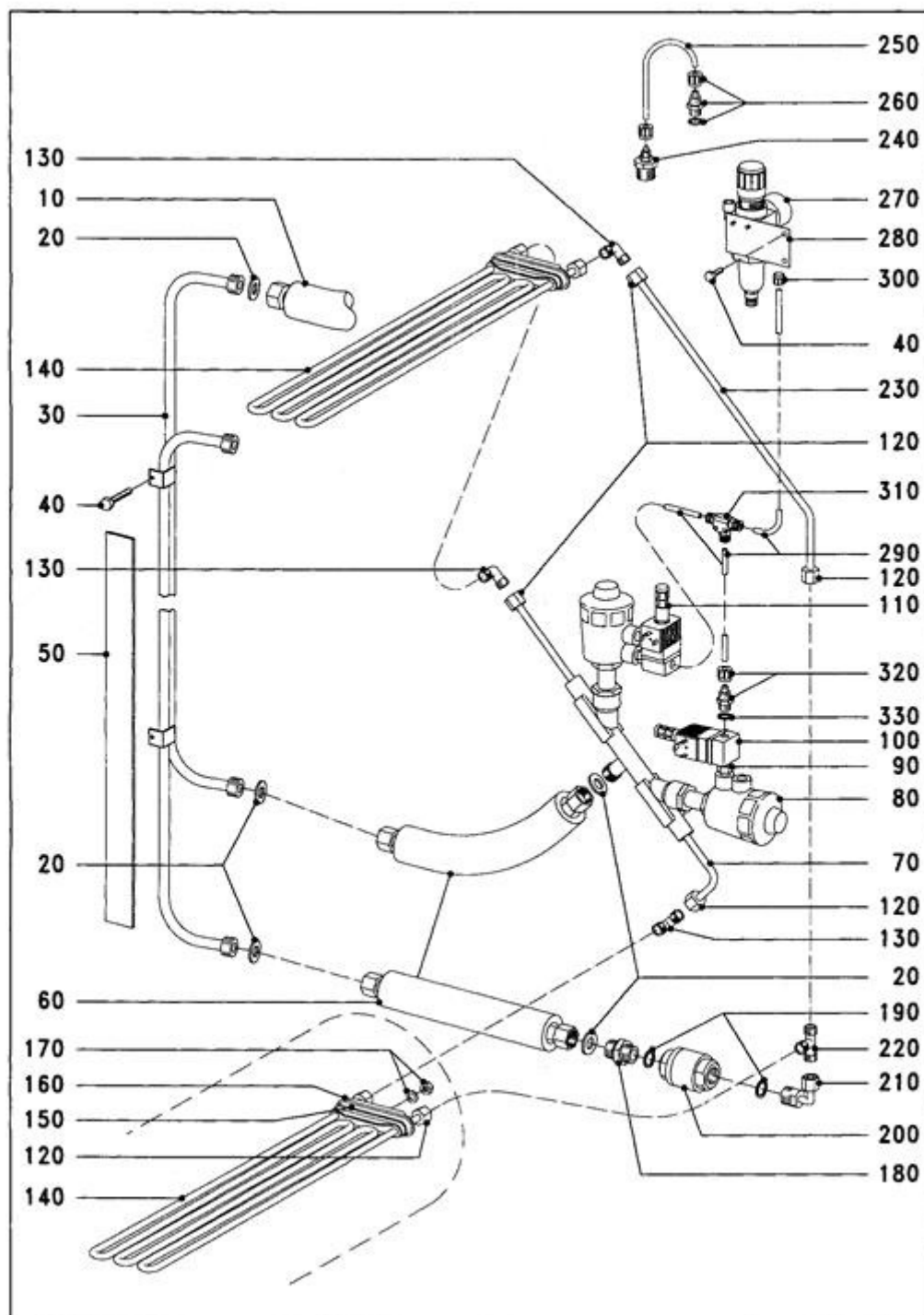

5379040-033



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

033 HEIZUNG-DAMPF,BOILER

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10+20	5227512				Dampfan.-Schlauch 500mm	1 Stck.
(10+20)	5227522				Dampfan.-Schlauch 1000mm	1 Stck.
20	6599900				-Dichtring	4 Stck.
30	5282970				Verbindungsrohr Dampfheizung	1 Stck.
40					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	2 Stck.
50	5282990				Isolierstreifen	3 Stck.
60+20	5227532				Dampfan.-Schlauch 260mm	2 Stck.
20	6599900				-Dichtring	4 Stck.
70-110	5282950				Reguliertent.-Dampf	1 Stck.
80	4985270				-Ventil-Oberteil Dampfheizung	2 Stck.
90	4985290				-Doppelnippel 1/4"-1/8"	2 Stck.
100	4985250				-Magnetventil Dampfheizung	2 Stck.
110	4982710		Z		-Schalldämpfer U 1/8 l	2 Stck.
120	5122750				Überwurfmutter M8-L	2 Stck.
O.ABB.	5122740				Schneidring S8-L	2 Stck.
130	6043370				Winkelverschraubung	1 Stck.
					Ab Fabr.-Nr. 53094461	
130	6043370				Winkelverschraubung	1 Stck.
140-170	6159690				Heizkörper Dampfheizung	2 Stck.
150	4971290				-Dichtung	2 Stck.
160	6022110				-Druckflansch Dampfheizung	2 Stck.
170	26773				-Sechskantmutter M6	2 Stck.
	10180		Z		-Scheibe DIN 125 6,4	2 Stck.
120	5122750				Überwurfmutter M8-L	2 Stck.
O.ABB.	5122740				Schneidring S8-L	2 Stck.
180	4982911				Doppelnippel 1/2Z Edelstahl	1 Stck.
190	4918750				Dichtring D26X21X2	2 Stck.
200+190	5858620				Kondensatabweiser	1 Stck.
190	4918750				-Dichtring D26X21X2	2 Stck.
O.ABB.	6027960				RPS Kondens.abweis.	1 Stck.
210	4654790				Rohrbogen	1 Stck.
220	6043380				T-Stück	1 Stck.
					Ab Fabr.-Nr. 53094461	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


220	6043380			T-Stück	1 Stck.
230	5283010	Z		Rohr Dampfheizung	1 Stck.
120	5122750			Überwurfmutter M8-L	2 Stck.
O.ABB.	5122740			Schneidring S8-L	2 Stck.
240	5105410			Reduzierstück H-D-1/8I-1/2A	1 Stck.
250	5114400			Schlauch 2500MM	1 Stck.
260	4678640			Schlauchverschraub.	1 Stck.
270	4678590			Druckregler	1 Stck.
280	4654751			Halteblech	1 Stck.
				--Befestigung	
40	3919881			--Sechskantschraube DM4X10	2 Stck.
O.ABB.	73562			--Linsenschraube M4X8	2 Stck.
290	4678631			Schlauch 310MM	1 Stck.
300	4678600			Schlauchverschraub.	1 Stck.
310	4678620			T-Stück	1 Stck.
320	4678640			Schlauchverschraub.	1 Stck.
330	4982720			Dichtring OL-1/8	1 Stck.
O.ABB.	4736860			Kabelbaum	2 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

040 Wassereinlauf

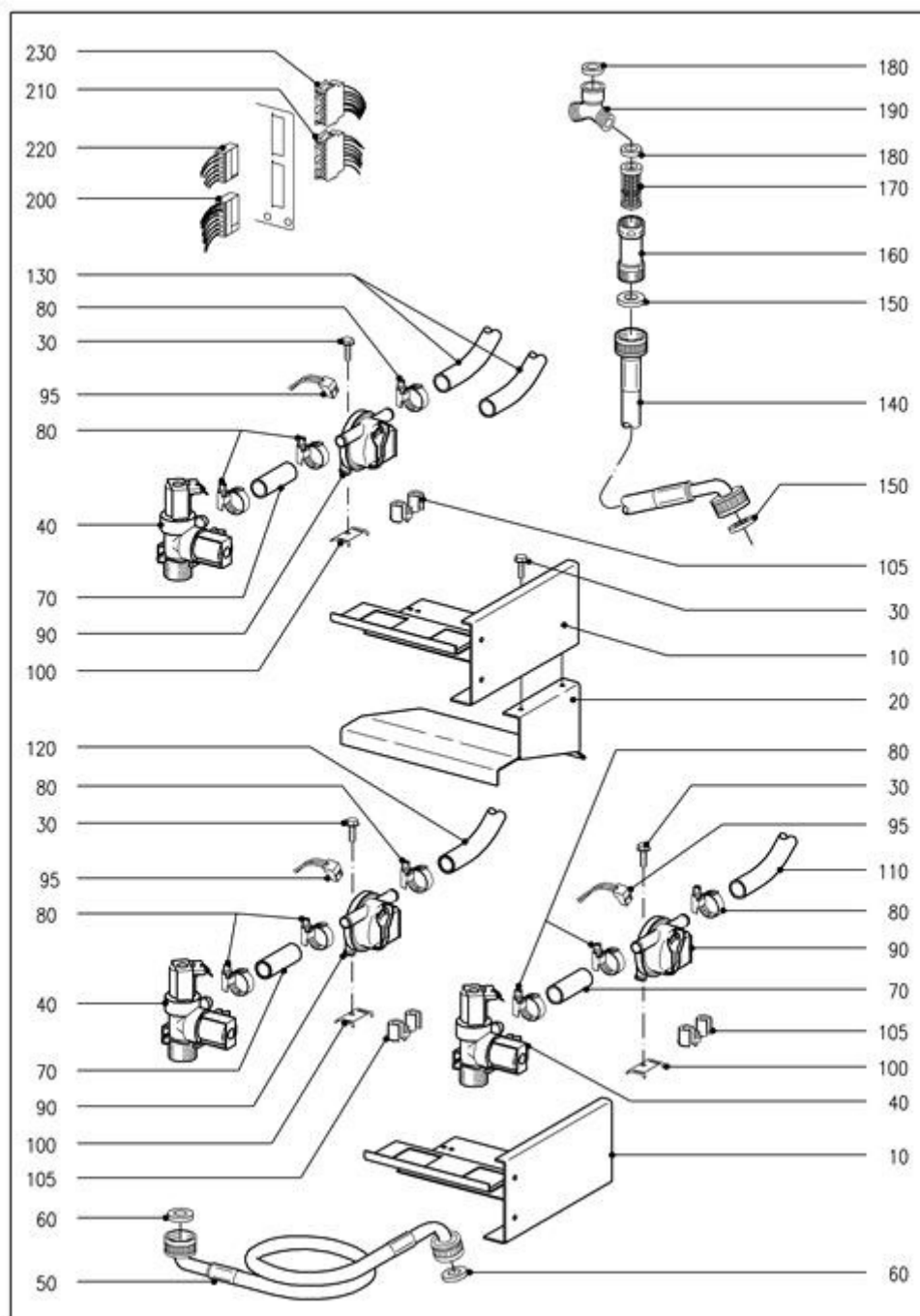

5379040-040



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

040 Wassereinlauf

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	HZ	Benennung	Anzahl
10	4656172				Halteblech	1 Stck.
20	4656160				Abdeckblech	1 Stck.
30					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
10	4656172				Halteblech	1 Stck.
30					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	2 Stck.
40	4654650				Zulaufventil 3/4 Z 220-240V 50/60 HZ	4 Stck.
50+60	4654870				Schlauchleitung 770mm	4 Stck.
60	1923480				-Dichtscheibe 13X26,5X3	8 Stck.
70	4656271				Verbindungsschlauch 45 mm	4 Stck.
80					--Befestigung	
	4936510				--Schlauchschele SGT 12-22	8 Stck.
90	5020422				Durchfl.Meng.Messer	4 Stck.
O.ABB.	3903510				-Reed-Kontakt	4 Stck.
95	2223630				Steckergehäuse 2 polig	4 Stck.
105	6115310				Halter	4 Stck.
30					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
110	4656261				Verbindungsschlauch 600 mm	1 Stck.
120	5173620				Verbindungsschlauch 500mm	1 Stck.
80					--Befestigung	
	4936510				--Schlauchschele SGT 12-22	2 Stck.
130	4559481				Verbindungsschlauch 1050 mm	2 Stck.
80					--Befestigung	
	4936510				--Schlauchschele SGT 12-22	4 Stck.
140-150	5172241				Verbindungsschlauch 3,5m Verschraub.3/4Z	4 Stck.
150	1923480				-Dichtscheibe 13X26,5X3	6 Stck.
160-180	2637914				Filter Destwasser	3 Stck.
170	2635642				-Filtereinsatz Edelstahl	3 Stck.
180	3282350				-Scheibe 17X24X2 KLINGER-SIL	3 Stck.
190	3295560				Abzweigstück 3/4 Z	1 Stck.
180	3282350				Scheibe 17X24X2 KLINGER-SIL	1 Stck.
200					Steckergehäuse	




Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

210			Steckergehäuse	
220			Steckergehäuse	
230			Steckergehäuse	
O.ABB.	4424890	A	Kabelbaum	1 Stck.
			WASSEREINLAUF-POWER	
O.ABB.	4424900	A	Kabelbaum	1 Stck.
			DURCHFLUSSGEBER-SENSORIK	

051 UMWAELZPUMPE,WASSERFUEHRUNG

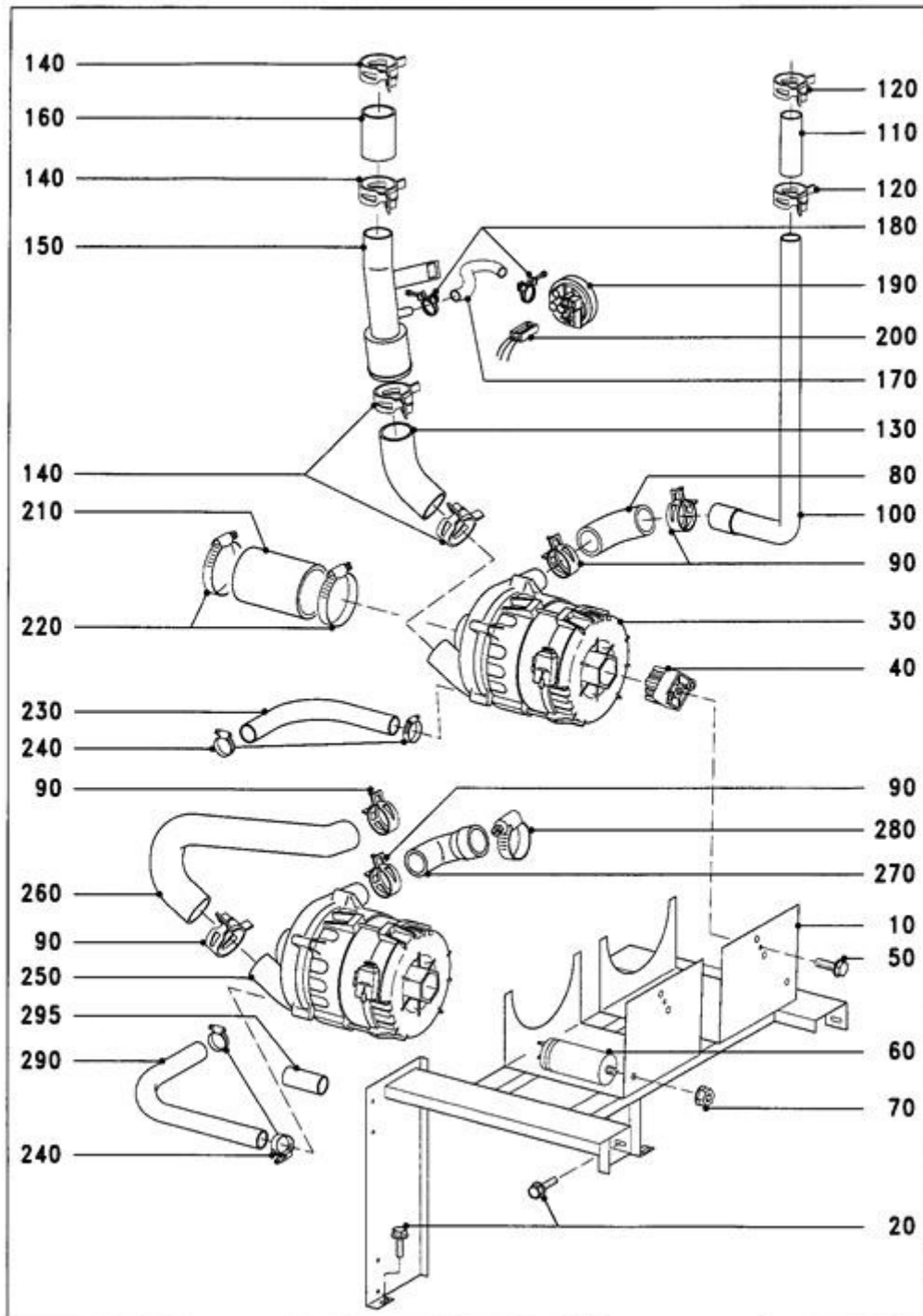

5379040-051



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

051 UMWAELZPUMPE,WASSERFUEHRUNG

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10	5260380				Motorhalter G 7825 Ab Fabr.-Nr. 53084633 G 7826 Ab Fabr.-Nr. 53085088	1 Stck.
(10)	5722770				Motorhalter	1 Stck.
O.ABB.	1022310				Kantenschutz	2 m
20					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
30	6619162				Umwälzpumpe Mpe10-63/2 220-240V	1 Stck.
40	4974900				Motorhalter	1 Stck.
O.ABB.	1073180				Dämpfungsring	1 Stck.
50					--Befestigung	
	12954				--Sechskantbl.Schr. 5,5X19	1 Stck.
	10179				--Scheibe DIN 125 5,3 HOSTALEN	1 Stck.
60	6057850				Kondensator 10UF 450V	1 Stck.
70					--Befestigung	
	4534320				--Sechskantmutter M8	1 Stck.
80	4654910				Verbindungsschlauch	1 Stck.
90					--Befestigung	
	2686870				--Schlauchschelle 35	2 Stck.
100	5259510				Zuflussrohr	1 Stck.
110	5172530				Verbindungsschlauch DRM23 100mm	1 Stck.
120					--Befestigung	
	2686860				--Schlauchschelle 32	2 Stck.
130	4656320				Verbindungsschlauch	1 Stck.
140					--Befestigung	
	2629160				--Schlauchschelle 42	2 Stck.
150	5259391				Verbindungsrohr	1 Stck.
160	5172770				Verbindungsschlauch DRM21 70mm	1 Stck.
140					--Befestigung	
	2629160				--Schlauchschelle 42	2 Stck.
170	3030231				Schlauch fettbeständig	1 Stck.
180					--Befestigung	




Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

	4275730		--Schlauchklemme FBS DN14 12MM	2 Stck.
	5062070		--Schlauchschele FBS 17/12	2 Stck.
190	6627751		Niveauschalter 1500/700	1 Stck.
200			Steckergehäuse	
210	5173181		Verbindungsschlauch 65mm	1 Stck.
220			--Befestigung	
	91244		--Schlauchschele 40-60	2 Stck.
230	4904620		Verbindungsschlauch	1 Stck.
240			--Befestigung	
	4936510		--Schlauchschele SGT 12-22	2 Stck.
250	6540632		Umwälzpumpe Mpe10-64/2 220V/50HZ	1 Stck.
40	4974900		Motorhalter	1 Stck.
O.ABB.	1073180		Dämpfungsring	1 Stck.
50			--Befestigung	
	12954		--Sechskantbl.Schr. 5,5X19	1 Stck.
	10179		--Scheibe DIN 125 5,3 HOSTALEN	1 Stck.
60	6057850		Kondensator 10UF 450V	1 Stck.
70			--Befestigung	
	4534320		--Sechskantmutter M8	1 Stck.
210	5173181		Verbindungsschlauch 65mm	1 Stck.
220			--Befestigung	
	1144220		--Schlauchklemme 52,7-55,4	2 Stck.
260	5172950		Verbindungsschlauch	1 Stck.
90			--Befestigung	
	2686870		--Schlauchschele 35	2 Stck.
270	5272520		Verbindungsschlauch	1 Stck.
90			--Befestigung	
	2686870		--Schlauchschele 35	1 Stck.
280			--Befestigung	
	3924170		--Schlauchschele 32-50MM	1 Stck.
290	4904620		Verbindungsschlauch	1 Stck.
240			--Befestigung	
	4936510		--Schlauchschele SGT 12-22	2 Stck.
295	669583	W	Verschluss-Stopfen	1 Stck.
(90)			--Befestigung	
	5062070	W	--Schlauchschele FBS 17/12	1 Stck.

052 ABLAUFVENTIL, WASSERABLAUF

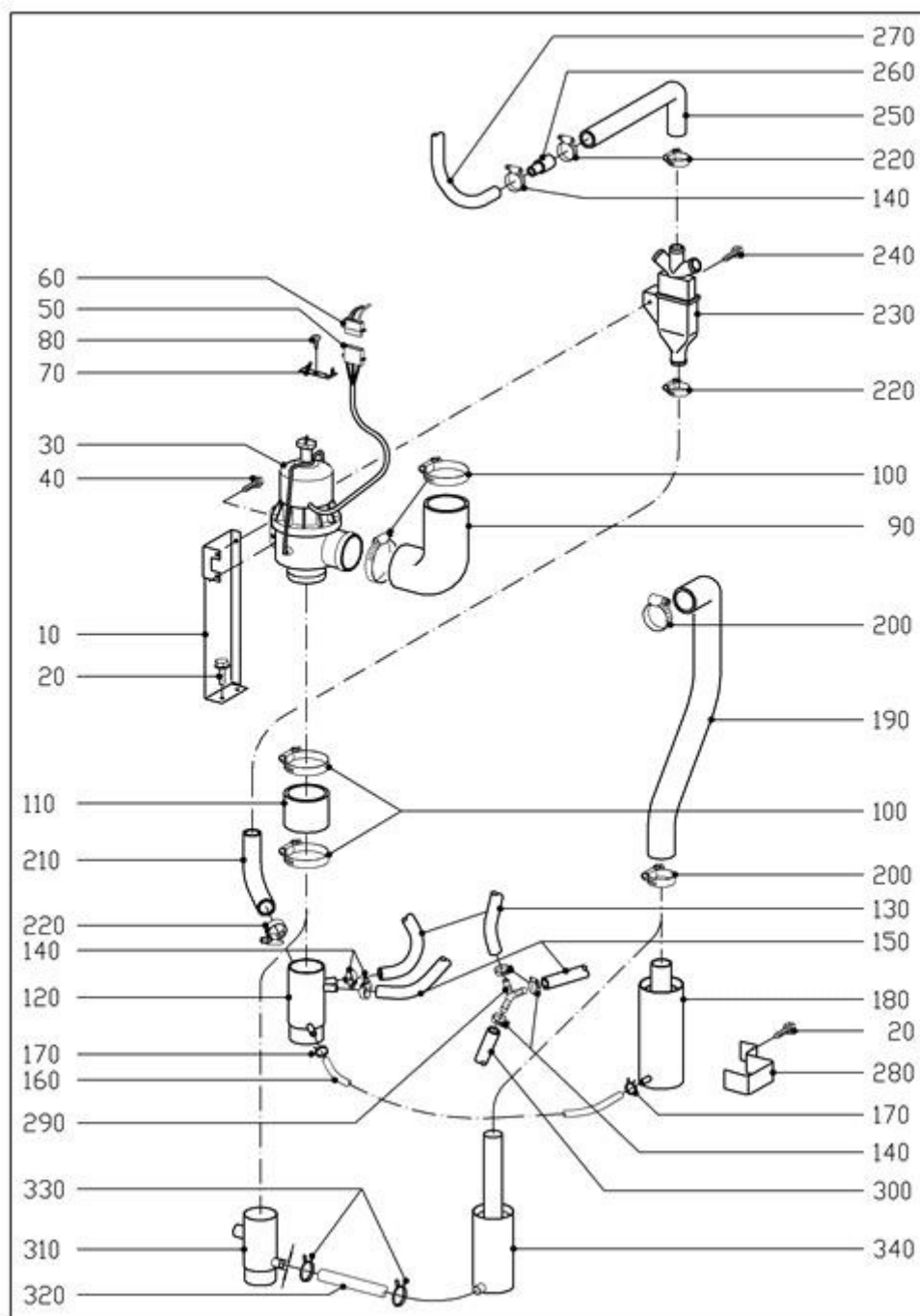

5379040-052



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

052 ABLAUFVENTIL,WASSERABLAUF

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10	5259350				Haltewinkel G 7825 Ab Fabr.-Nr. 53084633 G 7826 Ab Fabr.-Nr. 53085088	1 Stck.
(10)	5722530				Haltewinkel Ablaufventil	1 Stck.
20					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	2 Stck.
30	696954				Ablaufventil SM10 220/240V 50HZ	1 Stck.
O.ABB.	1418590				-Zugstange	1 Stck.
O.ABB.	1418510				-Magnet SYSTEM 220/240V 50HZ	1 Stck.
O.ABB.	1775411				-Membrane	1 Stck.
40					--Befestigung	
	3774830				--Sechskantschraube DM5X12	2 Stck.
50	33885				Steckergehäuse 4 polig	1 Stck.
O.ABB.	42555				Mate-N-Lok-Buchse 1,0-2,5QMM	3 Stck.
60					Stecker	
O.ABB.	42554				Mate-N-Lok-Stift 1,0-2,5QMM	3 Stck.
70	4327220				Befestigungsblech	1 Stck.
80					--Befestigung	
	4764200				--Linsenblechschraube 4,2X9,5	1 Stck.
90	5173200				Verbindungsschlauch	1 Stck.
100					--Befestigung	
	1022380				--Schlauchschelle TORRO S50-70	2 Stck.
110	4654881				Verbindungsschlauch 50 MM	1 Stck.
100					--Befestigung	
	1022380				--Schlauchschelle TORRO S50-70	2 Stck.
120	4656111				Verbindungsrohr	1 Stck.
O.ABB.	4862980				Stopfen	1 Stck.
130	5172491				Verbindungsschlauch 1700mm	1 Stck.
140					--Befestigung	
	4936510				--Schlauchschelle SGT 12-22	2 Stck.
150	4656231				Verbindungsschlauch 1800 mm	1 Stck.
140					--Befestigung	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

	4936510			--Schlauchschelle SGT 12-22	2 Stck.
160	5173170			Verbindungsschlauch 700mm	1 Stck.
170				--Befestigung	
	1006730			--Schlauchklemme 9,8-10,4	2 Stck.
180	4710301			Überlaufsicherung	1 Stck.
190	5288940			Verbindungsschlauch	1 Stck.
200				--Befestigung	
	2686870			--Schlauchschelle 35	2 Stck.
210	4654940			Verbindungsschlauch	1 Stck.
220				--Befestigung	
	1627501			--Schlauchschelle 19-31	2 Stck.
230	3145220			Auslauf	1 Stck.
O.ABB.	4862980			Stopfen	2 Stck.
240				--Befestigung	
	3932700			--Linsenschraube CM4X10	1 Stck.
250	3705850			Verbindungsschlauch	1 Stck.
220				--Befestigung	
	1627501			--Schlauchschelle 19-31	2 Stck.
260	1471490			Reduzierstück	1 Stck.
270	5172290			Verbindungsschlauch 3000mm	1 Stck.
140				--Befestigung	
	4936510			--Schlauchschelle SGT 12-22	2 Stck.
280	5297580			Befestigungsbügel	1 Stck.
20				--Befestigung	
	3919881			--Sechskantschraube DM4X10	1 Stck.
130	5172491	A		Verbindungsschlauch 1700mm	1 Stck.
150	4656231	A		Verbindungsschlauch 1800 mm	1 Stck.
290	4692250	A		T-Stück YS 10	1 Stck.
300	4656291	A		Verbindungsschlauch 200 mm	1 Stck.
O.ABB.	39000	A		Kabelhalter 98 x 2,5	3 Stck.
140				--Befestigung	
	4936510	A		--Schlauchschelle SGT 12-22	3 Stck.
				WASSERABLAUF MIT PUMPE	
310	6643340	A		Verbindungsrohr	1 Stck.
				X=14mm	
320	4656261			Verbindungsschlauch 600 mm	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


330				--Befestigung	
	3530820			--Schlauchschelle	2 Stck.
340	6643350			Überlaufsicherung	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

053 PUMPE,WASSERABLAUF

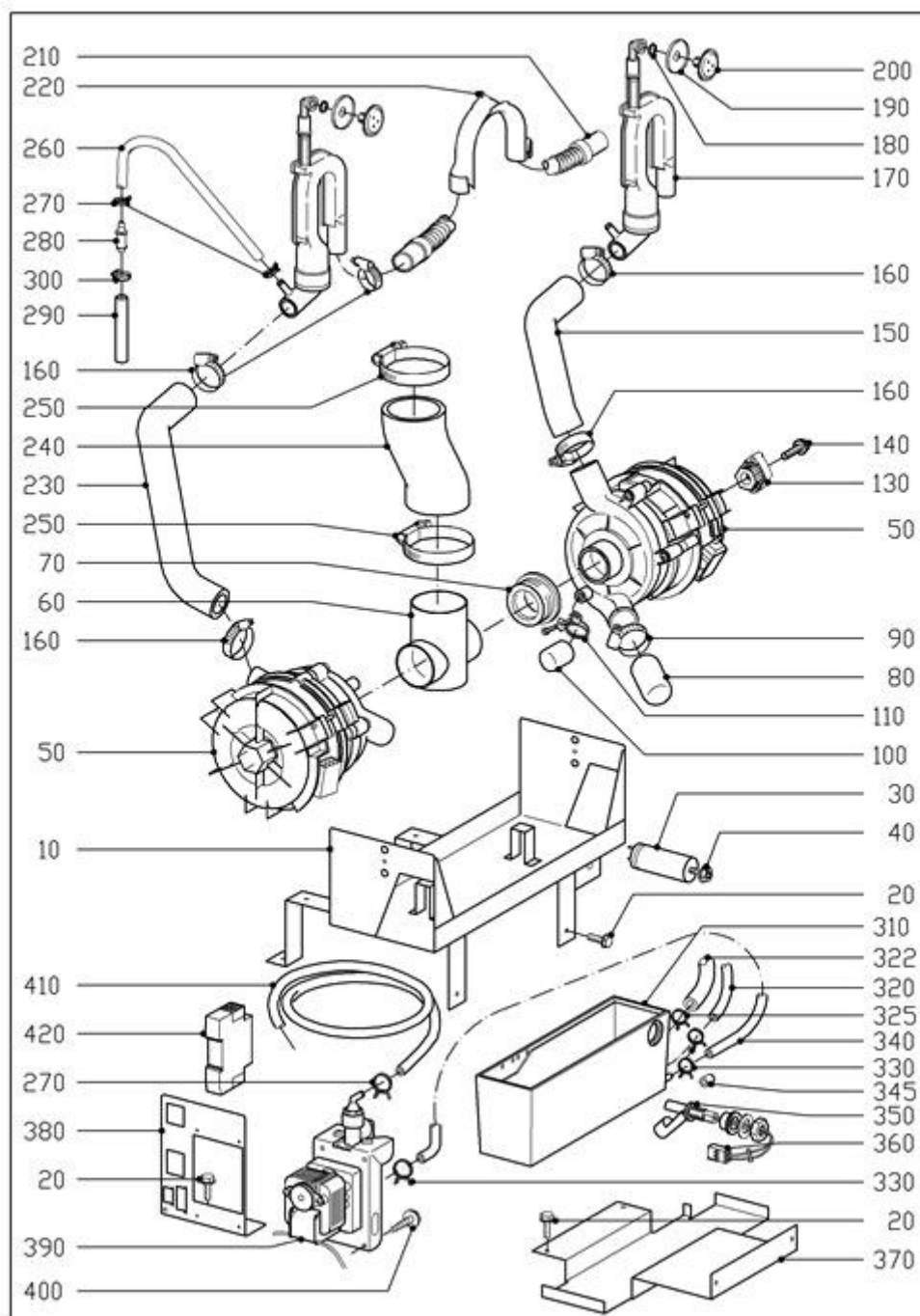

5379040-053



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

053 PUMPE,WASSERABLAUF

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10	5259421				Ab Fabr.-Nr. 53075794 Bis Fabr.-Nr. 53084632 Grundplatte G 7825	1 Stck.
					Ab Fabr.-Nr. 53084633 G 7826	
10	5719120				Ab Fabr.-Nr. 53085088 Grundplatte	1 Stck.
20					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
30	4597650				Kondensator 5UF 400V	2 Stck.
40					--Befestigung	
	4534320				--Sechskantmutter M8	2 Stck.
50	3710421				Umwälzpumpe MPE15-62/2 220/240V	2 Stck.
60	5259410				Abzweigstück	1 Stck.
70	1780980				Dichtung	2 Stck.
80	2028160				Kappe	2 Stck.
90					--Befestigung	
	91243				--Schlauchschelle SGL 32-50	2 Stck.
100	669583				Verschluss-Stopfen	2 Stck.
110					--Befestigung	
	5062070				--Schlauchschelle FBS 17/12	2 Stck.
130	4038432				Motorhalter	2 Stck.
140					--Befestigung	
	12954				--Sechskantbl.Schr. 5,5X19	2 Stck.
	10179				--Scheibe DIN 125 5,3 HOSTALEN	2 Stck.
150	5173610				Verbindungsschlauch	1 Stck.
160					--Befestigung	
	1627501				--Schlauchschelle 19-31	2 Stck.
170+180	4309251				Rückschlagventil	2 Stck.
180	4658450				-Dichtung	2 Stck.
190	4060450				Abdeckblech	2 Stck.
200					--Befestigung	
	4060420				--Abdeckung	2 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

210	2244182			Ablaufschlauch 1,5M	2 Stck.
160				--Befestigung	
	1627501			--Schlauchschelle 19-31	4 Stck.
220	1545810			Krümmern	2 Stck.
230	5173601			Verbindungsschlauch	1 Stck.
160				--Befestigung	
	1627501			--Schlauchschelle 19-31	2 Stck.
240	5173591			Verbindungsschlauch	1 Stck.
250				--Befestigung	
	1022380			--Schlauchschelle TORRO S50-70	2 Stck.
260	2119242			Verbindungsschlauch	2 Stck.
270				--Befestigung	
	1280650			--Schlauchklemme 9.3-9,8	4 Stck.
280	4015920			Verbindungsstück	2 Stck.
290	4904620			Verbindungsschlauch	2 Stck.
300				--Befestigung	
	4936510			--Schlauchschelle SGT 12-22	4 Stck.
				Ab Fabr.-Nr. 53075794	
310	5488070			Auffangschale	1 Stck.
320	5173170			Verbindungsschlauch 700mm	1 Stck.
322	4656261	W		Verbindungsschlauch 600 mm	1 Stck.
				--Befestigung	
330	1006730			--Schlauchklemme 9,8-10,4	2 Stck.
325	3530820	W		--Schlauchschelle	2 Stck.
340	5489911			Verbindungsschlauch DRM5 320mm	1 Stck.
345	725971	W		Hülse	1 Stck.
(330)				--Befestigung	
	1552690			--Schlauchklemme 10,4-11,0	2 Stck.
350+360	6090530			Schalter	1 Stck.
O.ABB.	5640860			-Stecker DFFK6,3MM 0,5-1,0QMM	2 Stck.
360	2324330			-Steckergehäuse 3 polig	1 Stck.
370	5487380			Auflage	1 Stck.
				G 7825	
				Ab Fabr.-Nr. 53084633	
				G 7826	
				Ab Fabr.-Nr. 53085088	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


(370)	5719110		Auflage	1 Stck.
20			--Befestigung	
	3919881		--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
380	5488040		Halteblech Kondensatpumpe	1 Stck.
20			--Befestigung	
	3919881		--Sechskantschraube DM4X10	2 Stck.
390	4658700		Dosierpumpe 465ML 230V 50/60	1 Stck.
O.ABB.	5224080		-Pumpengehäuse 465 ML EPT	1 Stck.
400			--Befestigung	
	1600581		--Linsenblechschraube 3,5X9,5	4 Stck.
410	5848200		Schlauch DRM6x2 6000mm	1 Stck.
270			--Befestigung	
	1006730		--Schlauchklemme 9,8-10,4	2 Stck.
420	5475920		Relais 220-240V 50/60Hz	1 Stck.
O.ABB.	5179741		Kabelbaum	1 Stck.
O.ABB.	5491400		Kabelbaum Kondensatpumpe	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

060 Dampf-Kondensator

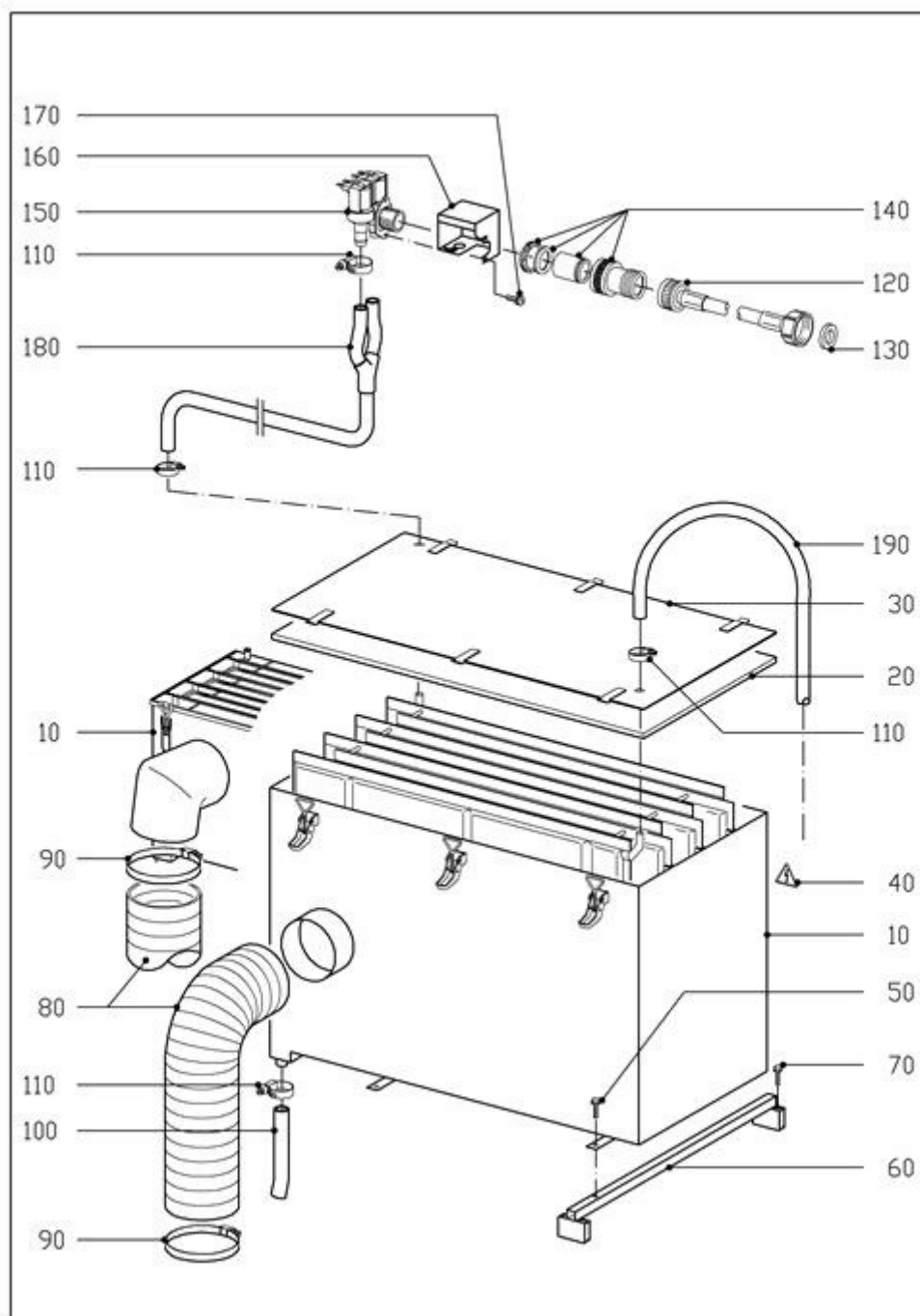

5379040-060



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

060 Dampf-Kondensator


Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10-30					Dampf-Kondensator	
40	2830241				Klebeetikett Warnschild	1 Stck.
50					--Befestigung	
	3774830				--Sechskantschraube DM5X12	2 Stck.
60	5316430				Auflage rechts	1 Stck.
(60)	5316460				Auflage links	1 Stck.
70					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	8 Stck.
80	5283000				Schlauch DRM125 740MM	1 Stck.
90					--Befestigung	
	4755760				--Schlauchschelle 120-140 X 12	2 Stck.
100	4656231				Verbindungsschlauch 1800 mm	1 Stck.
110					--Befestigung	
	4936510				--Schlauchschelle SGT 12-22	1 Stck.
120+130	1963991				Schlauchleitung 0,7M VERSCHRAUB.3/4Z	1 Stck.
O.ABB.	37245				-Sieb	1 Stck.
130	1923480				-Dichtscheibe 13X26,5X3	2 Stck.
(120)+						
(130)	5172241		W		Verbindungsschlauch 3,5m Verschraub.3/4Z	1 Stck.
(130)	1923480				-Dichtscheibe 13X26,5X3	2 Stck.
140	4831190				Sicherungselement	1 Stck.
150	4722370				Zulaufventil 3/4 Z V29 220-240V	1 Stck.
160	5283050		Z		Gehäuse	1 Stck.
O.ABB.	35161				Flachstecker	1 Stck.
O.ABB.	10536				Fächerscheibe DIN6798 A4,3	1 Stck.
O.ABB.	85349				Blindniet AL 4,0X6,8	1 Stck.
O.ABB.	2830241				Klebeetikett Warnschild	1 Stck.
170					--Befestigung	
	63373				--Linsenschraube M4X8	2 Stck.
180	4654950				Verbindungsschlauch	1 Stck.
190	5172290				Verbindungsschlauch 3000mm	1 Stck.
110					--Befestigung	
	4936510				--Schlauchschelle SGT 12-22	5 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

O.ABB.	5256510	A	Verbindungskabel MASCHINE-MAGNETVENTIL	1 Stck.
--------	---------	---	---	---------

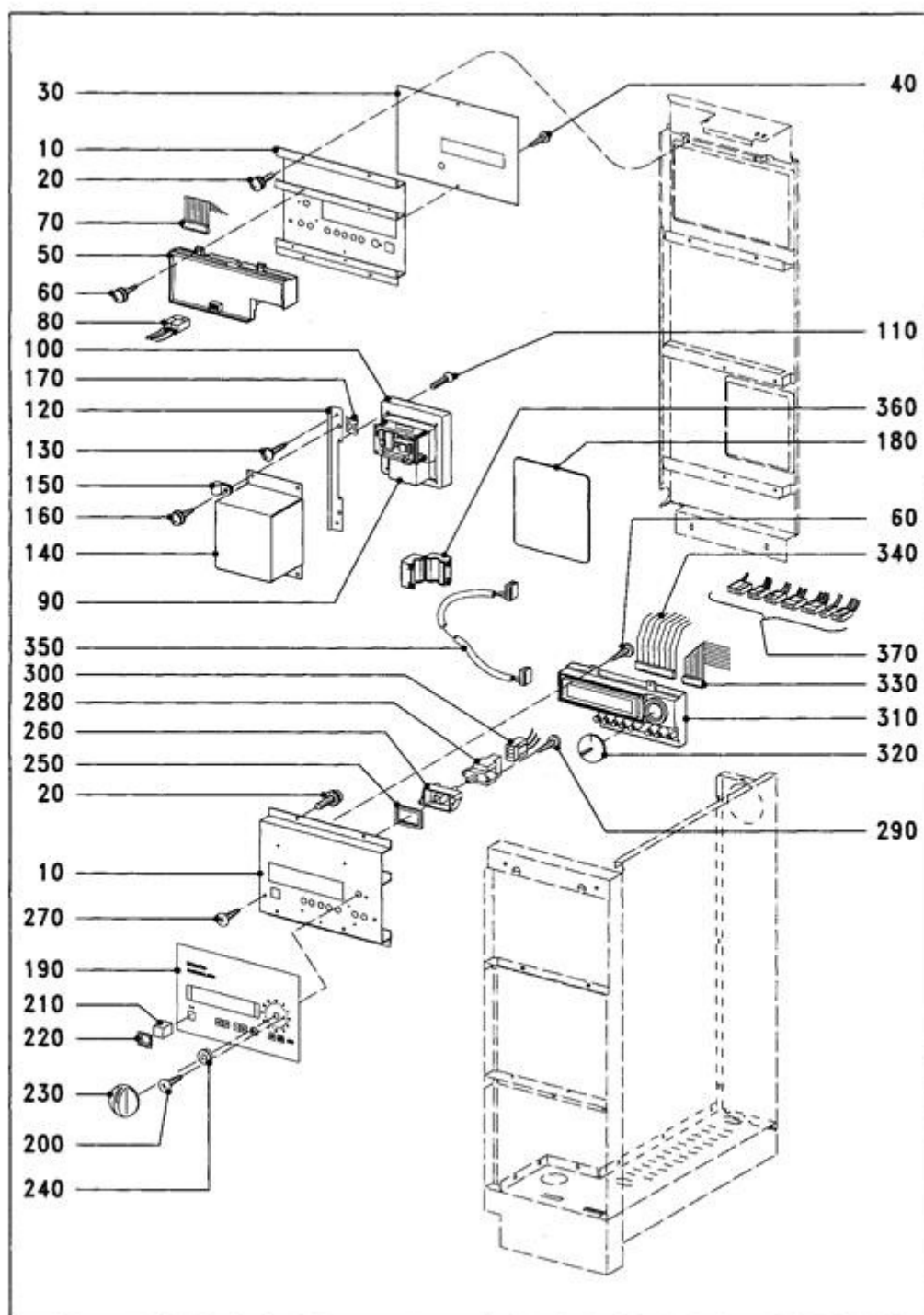071 ELEKTRONIK, DRUCKER, SCHALTERBLENDE

5379040-071



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

071 ELEKTRONIK,DRUCKER,SCHALTERBLENDE


Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10	5177532				Schalterblende G7823-28	2 Stck.
20					--Befestigung	
	73562				--Linsenschraube M4X8	8 Stck.
30	5173733				Bedienungsfeld reine Seite	1 Stck.
40					--Befestigung	
	2910440				--Linsenblechschraube 3,5x9,5	2 Stck.
50	6881571				Elektronik EV500	1 Stck.
50	7032210				UBS Elektronik EV500	1 Stck.
O.ABB.	4126830				Folie	1 Stck.
60					--Befestigung	
	1143580				--Linsenblechschraube 3,9X9,5	4 Stck.
70	4474540				Verbindungskabel	1 Stck.
80					Steckergehäuse	
90	4573880				Drucker	1 Stck.
O.ABB.	4781460				Farbbandkassette 2 Stück DPN-290-SW	1 Stck.
O.ABB.	4781470				Papierrolle DRM12/49 58MM	1 Stck.
O.ABB.	5732310				Halter Papierrolle	1 Stck.
100	4757850				Gehäuse	1 Stck.
110					--Befestigung	
	2910431				--Linsenblechschraube 3,5x9,5	4 Stck.
120	4807981				Halter	2 Stck.
130					--Befestigung	
	48692				--Linsenschraube M4X12	4 Stck.
140	4807991				Abdeckung Drucker	1 Stck.
150	4868650				Befestigungsschelle	1 Stck.
160					--Befestigung	
	33345				--Linsenblechschraube 3,9X13	4 Stck.
170					--Befestigung	
	12145				--Blechmutter 3,9	4 Stck.
180	4814110				Abdeckblech	1 Stck.
190	5173683				Bedienungsfeld unreine Seite	1 Stck.
200					--Befestigung	
	93334				--Senkblechschraube 3,5X9,5	1 Stck.
210	4645810				Kappe schwarz	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

220	4645820		Führung	1 Stck.
230	4897280		Schaltknopf schwarz	1 Stck.
240	3596181		Dichtung	1 Stck.
250	4703520		Dichtung	1 Stck.
260	4695321		Gehäuse grau	1 Stck.
270			--Befestigung	
	65735		--Senkschraube M4X20	2 Stck.
	27731		--Sechskantmutter M4	2 Stck.
280	5909920		UBS Drucktastensch.	1 Stck.
290			--Befestigung	
	78538		--Linsenblechschraube 2,9X22	2 Stck.
300			Steckergehäuse	
O.ABB.	5368704		Flash-EPROM V4.05	1 Stck.
310	6405566		Elektronik PST1	1 Stck.
O.ABB.	6441714		Flash-EPROM V5.02	1 Stck.
O.ABB.	5732280		-Batterie	1 Stck.
O.ABB.	4126830		Folie	1 Stck.
60			--Befestigung	
	1143580		--Linsenblechschraube 3,9X9,5	4 Stck.
O.ABB.	4868650		Befestigungsschelle	1 Stck.
320	4723730		Wahlscheibe schwarz	1 Stck.
330	4653261		Verbindungskabel	1 Stck.
340	4474521		Verbindungskabel	1 Stck.
350	4573890		Verbindungskabel	1 Stck.
360	4772030		Ringkern	1 Stck.
370			Steckergehäuse	

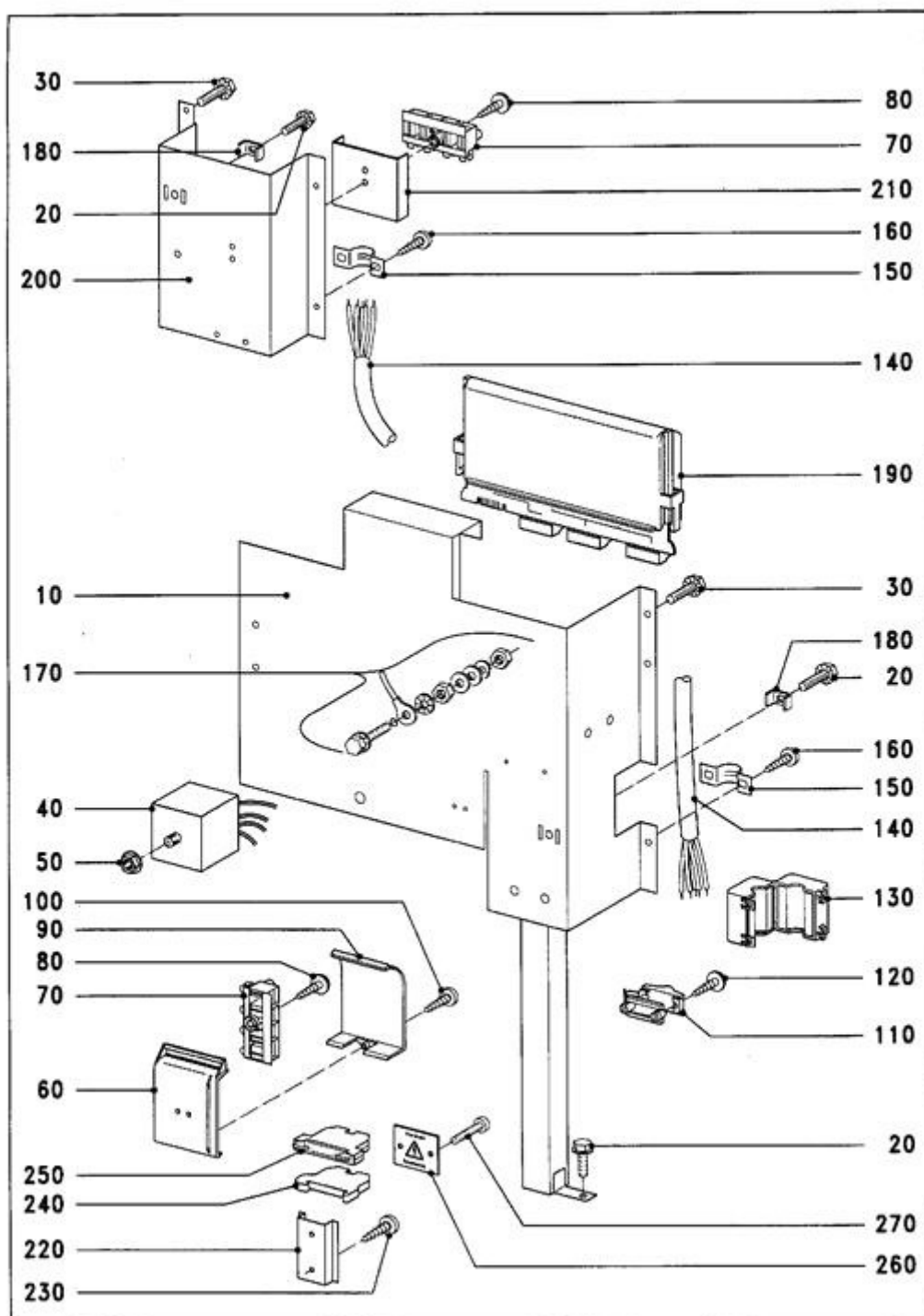081 STROMZUFUHR

5379040-081



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

081 STROMZUFUHR

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10	5392140				Haltewinkel	1 Stck.
O.ABB.	65102				-Abdeckfolie	1 Stck.
O.ABB.	3177520				-Erdungszeichen	1 Stck.
					G 7825	
					Ab Fabr.-Nr. 53084633	
					G 7826	
					Ab Fabr.-Nr. 53085088	
(10)	5751610				Haltewinkel	1 Stck.
O.ABB.	65102				-Abdeckfolie	1 Stck.
O.ABB.	3177520				-Erdungszeichen	1 Stck.
20					--Befestigung	
	3774830				--Sechskantschraube DM5X12	1 Stck.
30					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	4 Stck.
40	5304460				Entstörkondensator 3x0,24uF 250/440V	1 Stck.
50					--Befestigung	
	4534320				--Sechskantmutter M8	1 Stck.
60	4882960				Gehäuse-Unterteil	1 Stck.
70	2902794				Steckschraubleiste 4 polig	1 Stck.
80					--Befestigung	
	13845				--Linsenblechschrabe 3,9X22	1 Stck.
90	4882950				Gehäuse-Oberteil	1 Stck.
100					--Befestigung	
	5814151				--Linsenschraube 3x16	1 Stck.
110	5341100				Kabelzugentlastung TR/WA KG	1 Stck.
120					--Befestigung	
	78538				--Linsenblechschrabe 2,9X22	1 Stck.
130	4772030				Ringkern	1 Stck.
140	5324380				Verbindungskabel	1 Stck.
150	5324390				Befestigungsschelle DRM11	1 Stck.
160					--Befestigung	
	4998870				--Linsenblechschrabe 4,2X9,5	2 Stck.
170					--Erdung	
	25433				--Sechskantschraube M5X20	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

	10538		--Fächerscheibe DIN6798 A5,3	1 Stck.
	245571		--Sechskantmutter M5	2 Stck.
	10176		--Scheibe DIN 125 5,3	2 Stck.
	10200		--Federscheibe B5	1 Stck.
180	1327440		Klemmbügel	1 Stck.
20			--Befestigung	
	3774830		--Sechskantschraube DM5X12	1 Stck.
190	6036620		Elektronik	1 Stck.
O.ABB.	5232601		Verbindungskabel	1 Stck.
200	5392130		Haltewinkel	1 Stck.
O.ABB.	35161		-Flachstecker	1 Stck.
O.ABB.	10536		-Fächerscheibe DIN6798 A4,3	1 Stck.
O.ABB.	85349		-Blindniet AL 4,0X6,8	1 Stck.
O.ABB.	3177520		-Erdungszeichen	1 Stck.
O.ABB.	2830241		-Klebeetikett Warnschild	1 Stck.
30			--Befestigung	
	3919881		--Sechskantschraube DM4X10	3 Stck.
210	3647981		Abdeckung	1 Stck.
70	2902793		Steckschraubleiste 4 polig	1 Stck.
80			--Befestigung	
	13845		--Linsenblechschrabe 3,9X22	1 Stck.
140	5324380		Verbindungskabel	1 Stck.
150	5324390		Befestigungsschelle DRM11	1 Stck.
160			--Befestigung	
	4998870		--Linsenblechschrabe 4,2X9,5	2 Stck.
180	1327440		Klemmbügel	1 Stck.
20			--Befestigung	
	3774830		--Sechskantschraube DM5X12	1 Stck.
220			Halteleiste	
230			--Befestigung	
			--Linsenblechschrabe	
240			Reihenklemme	
250			Reihenklemme	
260			Abdeckung	
270			--Befestigung	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


						--Schraube		
--	--	--	--	--	--	------------	--	--



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

082 Steuerkasten

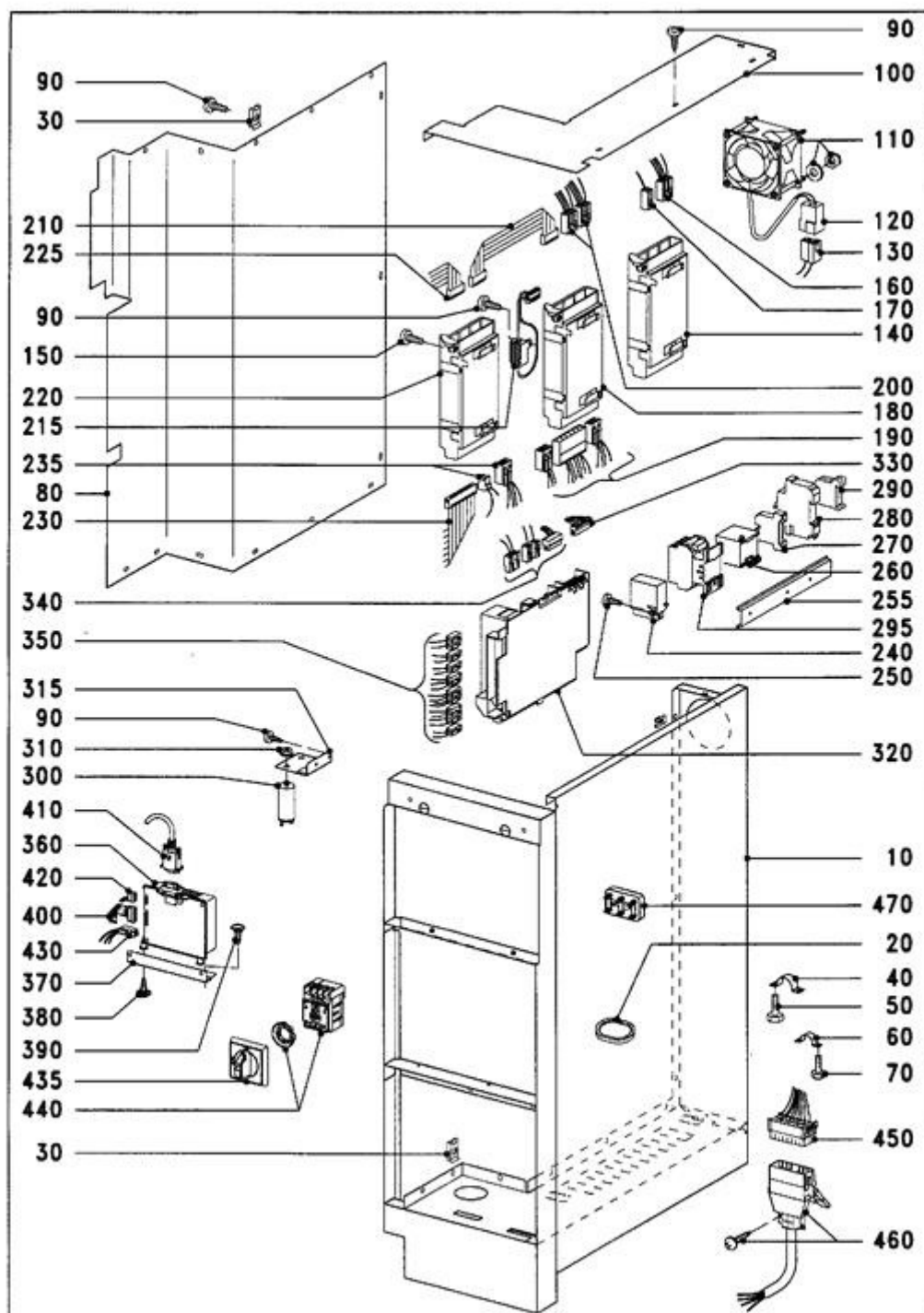

5379040-082



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

082 Steuerkasten

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10	5259443				Auszug	1 Stck.
20	4875902				Kantenschutz	2 Stck.
30					--Befestigung	
	2515290				--Blechmutter B7 3,9	13 Stck.
40	4678860				Rohrschelle 27/15	1 Stck.
50					--Befestigung	
	3774830				--Sechskantschraube DM5X12	2 Stck.
60	4678850				Rohrschelle 17/12	1 Stck.
70					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	2 Stck.
80	5392180				Abdeckung	1 Stck.
O.ABB.	2830241				-Klebeetikett Warnschild	1 Stck.
O.ABB.	65102				-Abdeckfolie	1 Stck.
90					--Befestigung	
	91787				--Linsenblechschraube 3,9X9,5	9 Stck.
100	5259321				Abdeckung oben	1 Stck.
90					--Befestigung	
	91787				--Linsenblechschraube 3,9X9,5	8 Stck.
110	4808100				Gebälse 230V 50/60HZ	1 Stck.
					--Befestigung	
	1255570				--Linsenschraube M4X50	4 Stck.
	10536				--Fächerscheibe DIN6798 A4,3	8 Stck.
	10473				--Sechskantmutter M4	4 Stck.
120					Steckergehäuse	
O.ABB.					Flachstecker	
130					Steckergehäuse	
O.ABB.					Flachstecker	
140	4534263				Netzteil	1 Stck.
150					--Befestigung	
	3092030				--Linsenschraube 4X10	1 Stck.
160					Steckergehäuse	
O.ABB.					Flachstecker	
170					Steckergehäuse	
O.ABB.					Flachstecker	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

180	5687631			Elektronik EZL110	1 Stck.
150				--Befestigung	
	3092030			--Linsenschraube 4X10	1 Stck.
190				Steckergehäuse	
O.ABB.				Flachstecker	
200				Steckergehäuse	
O.ABB.				Flachstecker	
210	4474531			Verbindungskabel	1 Stck.
90+					
215	5593120			UBS Widerstand	1 Stck.
215	6856860			-Widerstand 100R/25W	1 Stck.
90				--Befestigung	
	2260540			--Linsenblechschraube 2,9X6,5	2 Stck.
220	4684281			Elektronik EG 110	1 Stck.
150				--Befestigung	
	3092030			--Linsenschraube 4X10	1 Stck.
225	5232601			Verbindungskabel	1 Stck.
230	4474521			Verbindungskabel	1 Stck.
235				Steckergehäuse	
O.ABB.				Flachstecker	
240	6670160			UBS Relais	3 Stck.
240	5008870			-Relais 0419 2S 200-240V AC	3 Stck.
250				--Befestigung	
	46556			--Linsenblechschraube 3,9X9,5	3 Stck.
255				Halteleiste	
90				--Befestigung	
				--Linsenblechschraube	
				--Blechmutter	
260	3234125			Schütz B6-40-00-F 230V 4S	1 Stck.
270	3889780			Reihenklemme EK 4/35	2 Stck.
O.ABB.	3889810			Platte AP NR.019132	1 Stck.
280	3889610			Reihenklemme SAK S1/35	2 Stck.
O.ABB.	1089420			Feinsicherung TKM 6.3 5X20MM	2 Stck.
290	3889770			Reihenklemme SAK 4/35	2 Stck.
O.ABB.	3973360			Verbindungsstück	1 Stck.
O.ABB.	3889880			Bezeichnungstreif. L1,L2,L3,N FW 6,5	5 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

295			Schütz	
300	4769591		Entstörfilter 0,47UF+2X0,01UF	2 Stck.
310			--Befestigung	
	4534320		--Sechskantmutter M8	2 Stck.
315	5437430		Halte Winkel Entstörfilter	1 Stck.
90			--Befestigung	
	91787		--Linsenblechschraube 3,9X9,5	2 Stck.
320	4647943		Elektronik EZL 100	1 Stck.
O.ABB.			--Befestigung	
	3092030		Linsenschraube 4X10	1 Stck.
330	4769850		Verbindungskabel	1 Stck.
340			Steckergehäuse	
O.ABB.			Flachstecker	
350			Steckergehäuse	
O.ABB.			Flachstecker	
360	5092262		Elektronik SSM1 208-240V 50/60	1 Stck.
370	4657810		Halte Winkel	1 Stck.
			--Befestigung	
380	1143580		--Linsenblechschraube 3,9X9,5	2 Stck.
390	4998870		--Linsenblechschraube 4,2X9,5	2 Stck.
400	4653261		Verbindungskabel	1 Stck.
410	4605640		Verbindungskabel 5M	1 Stck.
420			Steckergehäuse	
O.ABB.			Flachstecker	
430			Steckergehäuse	
435+440	5287690		Schalter	1 Stck.
435	5501180		-Drehknopf Schalter	1 Stck.
450	1725300		Steckergehäuse 16 polig	6 Stck.
O.ABB.			Flachstecker	
460	1725310		Steckergehäuse 16 polig	6 Stck.
O.ABB.			Flachstecker	
470			Klemmstein	
O.ABB.	5135642	A	Kabelbaum G7825/26	1 Stck.
			STEUERSCHUBLADE-SENSORIK	
O.ABB.	5135632	A	Kabelbaum G7825/-26	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


				STEUERSCHUBLADE-POWER	
				Ab Fabr.-Nr. 53075794	
O.ABB.	5135546	A		Kabelbaum G7825/26	1 Stck.
				MASCHINE-POWER	
O.ABB.	5135625	A		Kabelbaum G7825/26	1 Stck.
				MASCHINE-SENSORIK	
O.ABB.	6551660	A		Verbindungskabel	1 Stck.
O.ABB.	6551670	A		Verbindungskabel	1 Stck.
				UBS Verschluss M-Nr.6753460	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

090 DOSIERPUMPEN,OXIVARIO

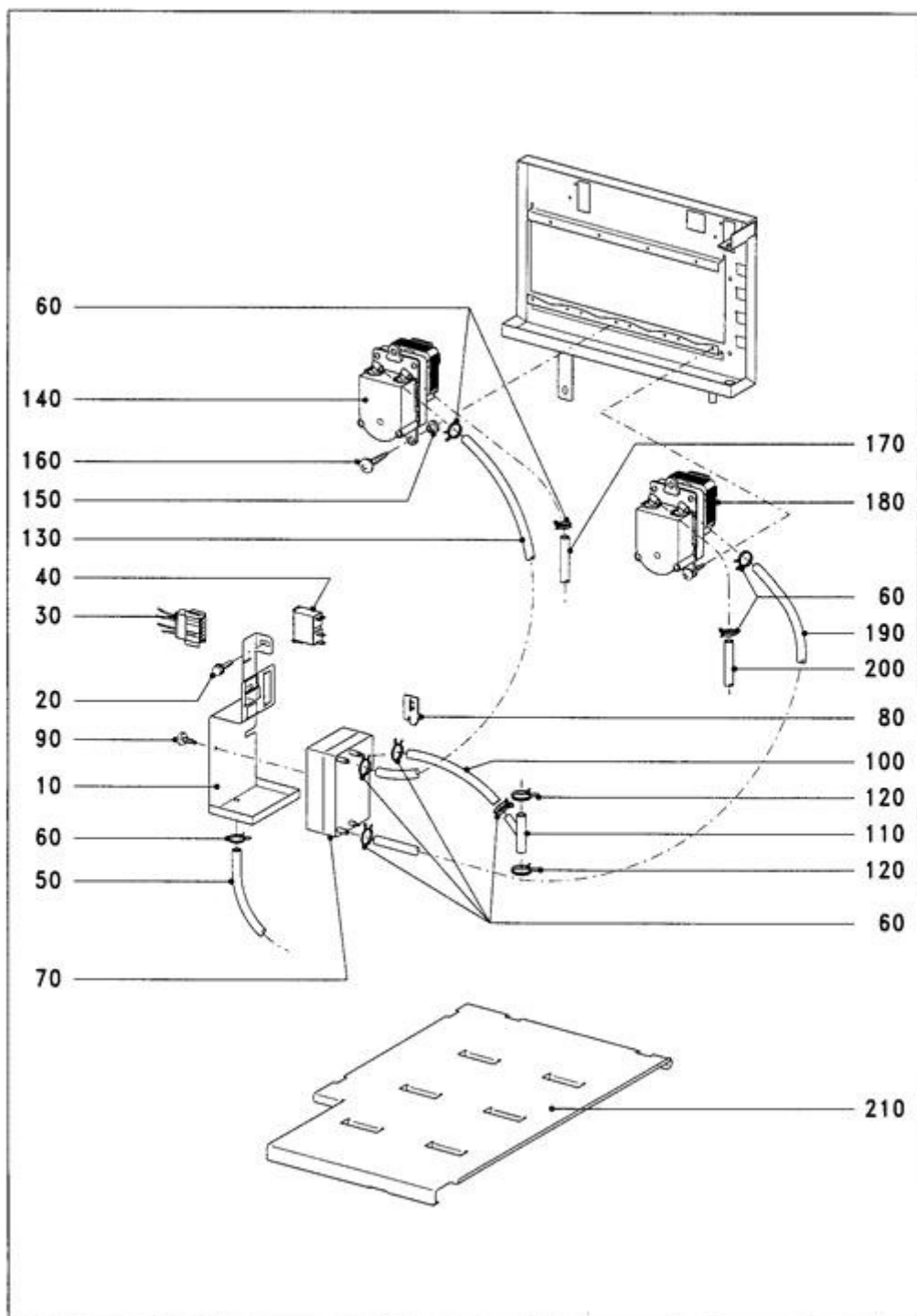

5379040-090



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

090 DOSIERPUMPEN,OXIVARIO

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10	6218450				Haltewinkel Behälter	1 Stck.
20					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	2 Stck.
30	6152200				Kabelbaum	1 Stck.
40	2628711				Relais 0430 25 091105 12V	1 Stck.
50	5660580				Schlauch DRM6x2 340mm	1 Stck.
50	5848170				Schlauch DRM6x2 405mm	1 Stck.
60					--Befestigung	
	1552690				--Schlauchklemme 10,4-11,0	1 Stck.
70	5711450				Behälter	1 Stck.
80	5679520				Reed-Kontakt	1 Stck.
					--Befestigung	
90	5701371				--Linsenschraube 3,5X10	1 Stck.
100	5848170				Schlauch DRM6x2 405mm	1 Stck.
60					--Befestigung	
	1552690				--Schlauchklemme 10,4-11,0	2 Stck.
110	4993010				Verbindungsstück	1 Stck.
120					--Befestigung	
	12097				--Schlauchklemme 16,8-17,7	2 Stck.
130	5848180				Schlauch DRM6x2 1650mm	1 Stck.
60					--Befestigung	
	1552690				--Schlauchklemme 10,4-11,0	2 Stck.
140+150	5417323				Dosierpumpe DOS60 220/240 50/60	1 Stck.
150	1122780				-Buchse	3 Stck.
O.ABB.	5323340				-Klebeetikett Dosierpumpe	1 Stck.
O.ABB.	2317166				-Gehäuse DOS60	1 Stck.
O.ABB.	5693210				Klebeetikett schwarz	1 Stck.
160					--Befestigung	
	46557				--Linsenblechschrabe 3,9X19	3 Stck.
170	6421770				Schlauch DRM6X1,5 1400MM	1 Stck.
60	1552690				--Schlauchklemme 10,4-11,0	1 Stck.
150+180	5417323				Dosierpumpe DOS60 220/240 50/60	1 Stck.
150	1122780				-Buchse	3 Stck.
O.ABB.	5323340				-Klebeetikett Dosierpumpe	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


O.ABB.	2317166			-Gehäuse DOS60	1 Stck.
O.ABB.	5693210			Klebeetikett schwarz	1 Stck.
160				--Befestigung	
	46557			--Linsenblechschraube 3,9X19	3 Stck.
190	5848180			Schlauch DRM6x2 1650mm	1 Stck.
200	5848180			Schlauch DRM6x2 1650mm	1 Stck.
60				--Befestigung	
	1552690			--Schlauchklemme 10,4-11,0	4 Stck.
O.ABB.	1392630	A		Schlauch PVC 6,0 x 2,0 GK	1 m
				100m	
210	6208320			Auflage Kanister	1 Stck.
O.ABB.	6393070			Aufkleber OXIVARIO	1 Stck.
O.ABB.	6273510			Kabelbaum G7825/26 UBS Oxiv.	1 Stck.
O.ABB.	6273520			Kabelbaum G7825/26 UBS Oxiv.	1 Stck.
O.ABB.	6458961	A		UBS Dosierung Oxivario	1 Stck.
				Bis Fabr.-Nr. 53078029	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

091 Dosierpumpe

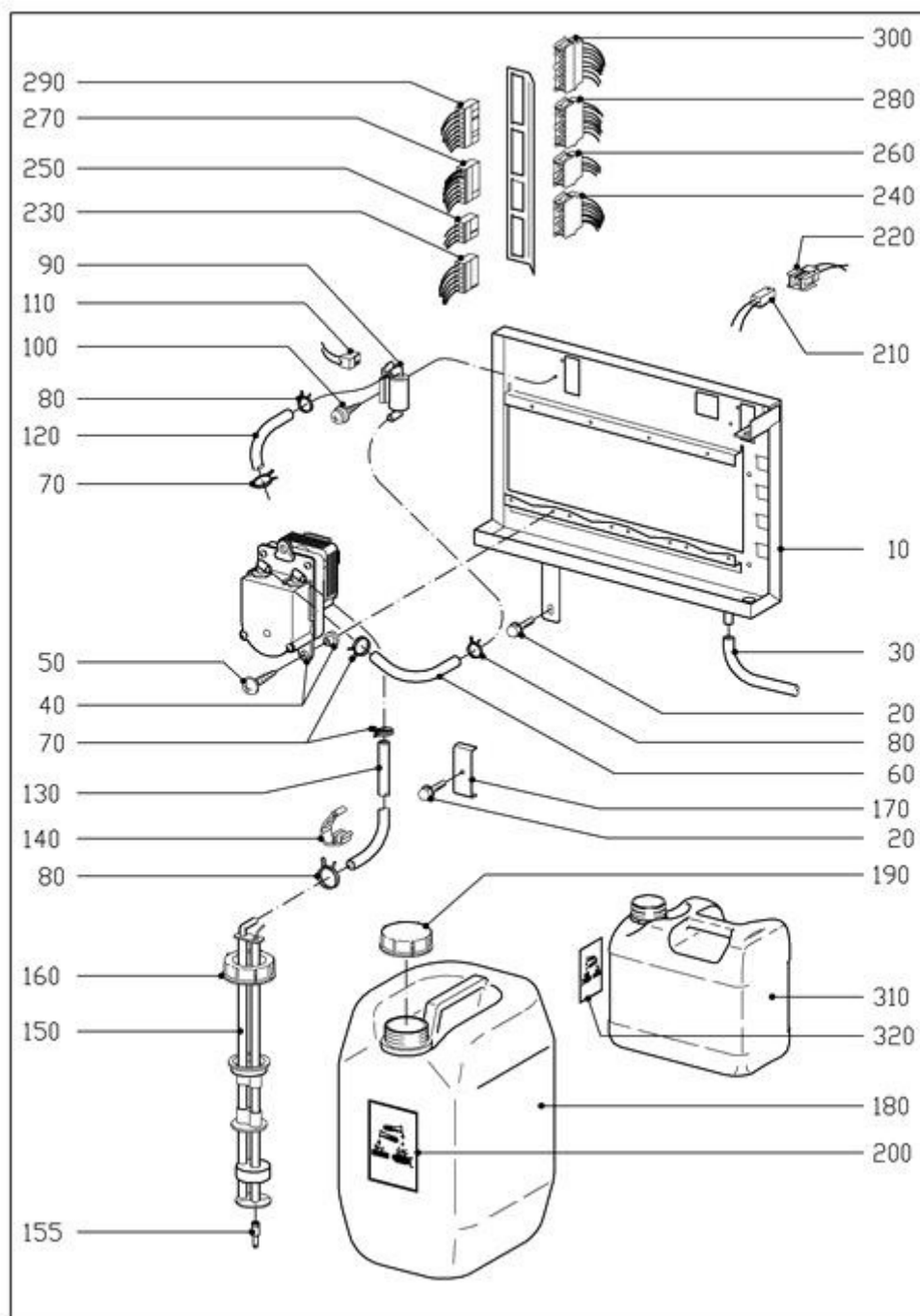

5379040-091



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

091 Dosierpumpe

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10	5261041		Z		Auffangschale kpl.	1 Stck.
O.ABB.	35161				Flachstecker	1 Stck.
O.ABB.	10536				Fächerscheibe DIN6798 A4,3	1 Stck.
O.ABB.	85349				Blindniet AL 4,0X6,8	1 Stck.
20					--Befestigung	
	3919881				--Sechskantschraube DM4X10	1 Stck.
30	5848180				Schlauch DRM6x2 1650mm	1 Stck.
40	5417323				Dosierpumpe DOS60 220/240 50/60	2 Stck.
O.ABB.	2317166				-Gehäuse DOS60	1 Stck.
O.ABB.	5323340				-Klebeetikett Dosierpumpe	1 Stck.
(40)	5417292				Dosierpumpe DOS10 220/240 50/60	2 Stck.
O.ABB.	1887787				-Gehäuse DOS10	1 Stck.
O.ABB.	5323340				-Klebeetikett Dosierpumpe	1 Stck.
50					--Befestigung	
	46557				--Linsenblebschraube 3,9X19	12 Stck.
O.ABB.	4923610				Klebeetikett blau	1 Stck.
O.ABB.	4923620				Klebeetikett rot	2 Stck.
O.ABB.	4923640				Klebeetikett grün	1 Stck.
60	5848170				Schlauch DRM6x2 405mm	4 Stck.
					--Befestigung	
70	1552690				--Schlauchklemme 10,4-11,0	4 Stck.
80	1006730				--Schlauchklemme 9,8-10,4	4 Stck.
90	2521121		A		Gehäuse Elektronik V 4.00 -> V 4.05	2 Stck.
90	6860080		A		Gehäuse rot Elektronik V 5.00 ->	2 Stck.
90	6897790		A		Gehäuse blau Elektronik V 5.00 ->	2 Stck.
O.ABB.	2372490				-Reed-Kontakt	4 Stck.
100					--Befestigung	
	46556				--Linsenblebschraube 3,9X9,5	4 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


110	2223630			Steckergehäuse 2 polig	4 Stck.
120	5848180			Schlauch DRM6x2 1650mm	4 Stck.
				--Befestigung	
70	1552690			--Schlauchklemme 10,4-11,0	4 Stck.
80	1006730			--Schlauchklemme 9,8-10,4	4 Stck.
130	5848180			Schlauch DRM6x2 1650mm	4 Stck.
				--Befestigung	
70	1552690			--Schlauchklemme 10,4-11,0	4 Stck.
80	1006730			--Schlauchklemme 9,8-10,4	4 Stck.
140	4982150			Kabelhalter	28 Stck.
150	4755371			Saugrohr 333MM	4 Stck.
155	6736700			Reduziernippel	4 Stck.
160	4012530			Verschluss schwarz DRM64	4 Stck.
160	5732870			Verschluss grün DRM64	1 Stck.
160	5872250			Verschluss blau DRM64	1 Stck.
160	6093820			Verschluss rot DRM64	2 Stck.
O.ABB.	4923610			Klebeetikett blau	1 Stck.
O.ABB.	4923620			Klebeetikett rot	2 Stck.
O.ABB.	4923640			Klebeetikett grün	1 Stck.
170	5260490			Befestigungswinkel	1 Stck.
20				--Befestigung	
	3919881			--Sechskantschraube DM4X10	1 Stck.
180-200	4803330			Kanister 10L	2 Stck.
190	4032350			-Verschluss schwarz DRM64	2 Stck.
200	1055260			-Warnschild 74X105 MM	2 Stck.
O.ABB.	5135650	A		Kabelbaum	1 Stck.
				DOSIERUNG-POWER	
O.ABB.	5135660	A		Kabelbaum	1 Stck.
				DOSIERUNG-SENSORIK	
210				Steckergehäuse	
220				Steckergehäuse	
230				Steckergehäuse	
240				Steckergehäuse	
250				Steckergehäuse	
260				Steckergehäuse	
270				Steckergehäuse	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

280			Steckergehäuse	
290			Steckergehäuse	
300			Steckergehäuse	
(150)	5104851		UBS Saugrohr 448MM	1 Stck.
(150)	5458030		-Saugrohr 448mm	1 Stck.
(160)	4206170		-Verschluss DRM 74	1 Stck.
(70)	1552690		-Schlauchklemme 10,4-11,0	2 Stck.
(130)	5848200		-Schlauch DRM6x2 6000mm	1 Stck.
(140)	4982150		-Kabelhalter	15 Stck.
O.ABB.	4206190		-Distanzscheibe	1 Stck.
O.ABB.	4923610		-Klebeetikett blau	1 Stck.
O.ABB.	4923620		-Klebeetikett rot	1 Stck.
O.ABB.	4923630		-Klebeetikett weiss	1 Stck.
O.ABB.	4923640		-Klebeetikett grün	1 Stck.
310	3621630	A	Kanister 5L rot	1 Stck.
320	1055260	A	-Warnschild 74X105 MM	1 Stck.
			UBS OXIVARIO	
O.ABB.	1392630	A	Schlauch PVC 6,0 x 2,0 GK 100m	1 m

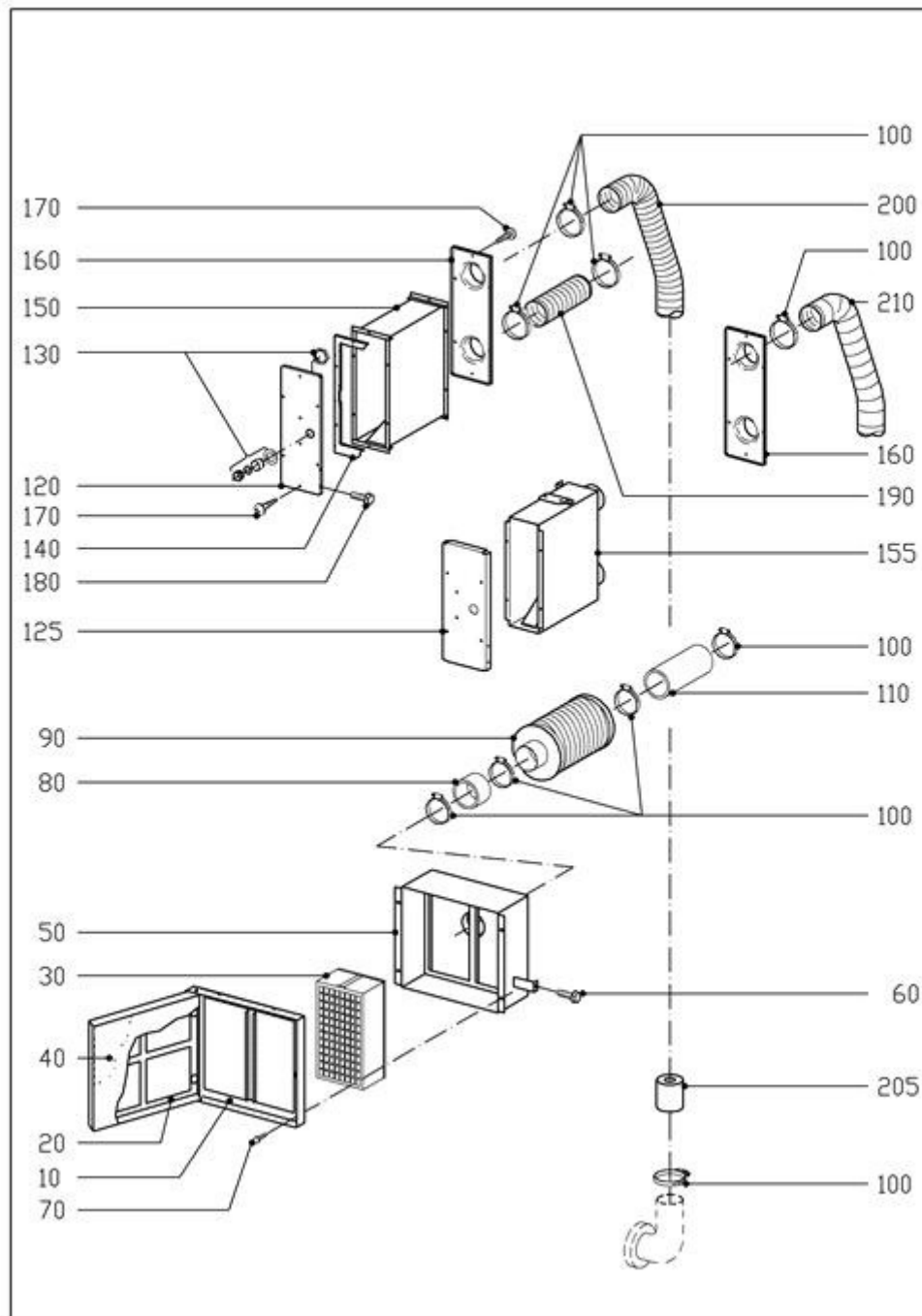092 Trocknungsaggregat Luftführung

5379040-092



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

092 Trocknungsaggregat Luftführung

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10	5223620				Rahmen	1 Stck.
20	5223640				Tür	1 Stck.
30-40	5362131				Filter	1 Stck.
30	2398986				-Mikrofeinfilter	4 Stck.
40	5254331				-Filter Filteraufnahme 214x246	10 Stck.
50	5223740				Gehäuse	1 Stck.
					--Befestigung	
60	4927070				--Senkschraube M4X10	2 Stck.
70	27746				--Sechskantschraube M5X10	4 Stck.
80	4816630				Schlauch 40MM	1 Stck.
90	4806460				Schalldämpfer	1 Stck.
100					--Befestigung	
	78745				--Schlauchschele SGL 40-60	2 Stck.
110	5478420				Schlauch DRM50 190mm	1 Stck.
100					--Befestigung	
	78745				--Schlauchschele SGL 40-60	2 Stck.
120	5223790				Deckel	1 Stck.
125	6492250				Deckel	1 Stck.
130	10892				Gegenmutter PG 11	1 Stck.
140	4865130				Dichtung 240,5X84,5	2 Stck.
150	4784831				Gehäuse	1 Stck.
155	6492160				Gehäuse Heizregister	1 Stck.
160	5310690				Deckel hinten	1 Stck.
170					--Befestigung	
	1023040				--Linsenblechschraube 3,9X9,5	14 Stck.
180					--Befestigung	
	4927070				--Senkschraube M4X10	2 Stck.
190	5478430		A		Schlauch DRM50 200mm	1 Stck.
					Metall	
200	5286650		A		Luftschlauch DRM50 1500MM	1 Stck.
					Metall	
205					Reduziereinsatz	
210	4692240				Luftschlauch 1300MM	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


100	78745				--Befestigung --Schlauchschelle SGL 40-60	6 Stck.
-----	-------	--	--	--	--	---------



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

093 TROCKNUNGSAGGREGAT,ELEKTRO,GEBLAESE

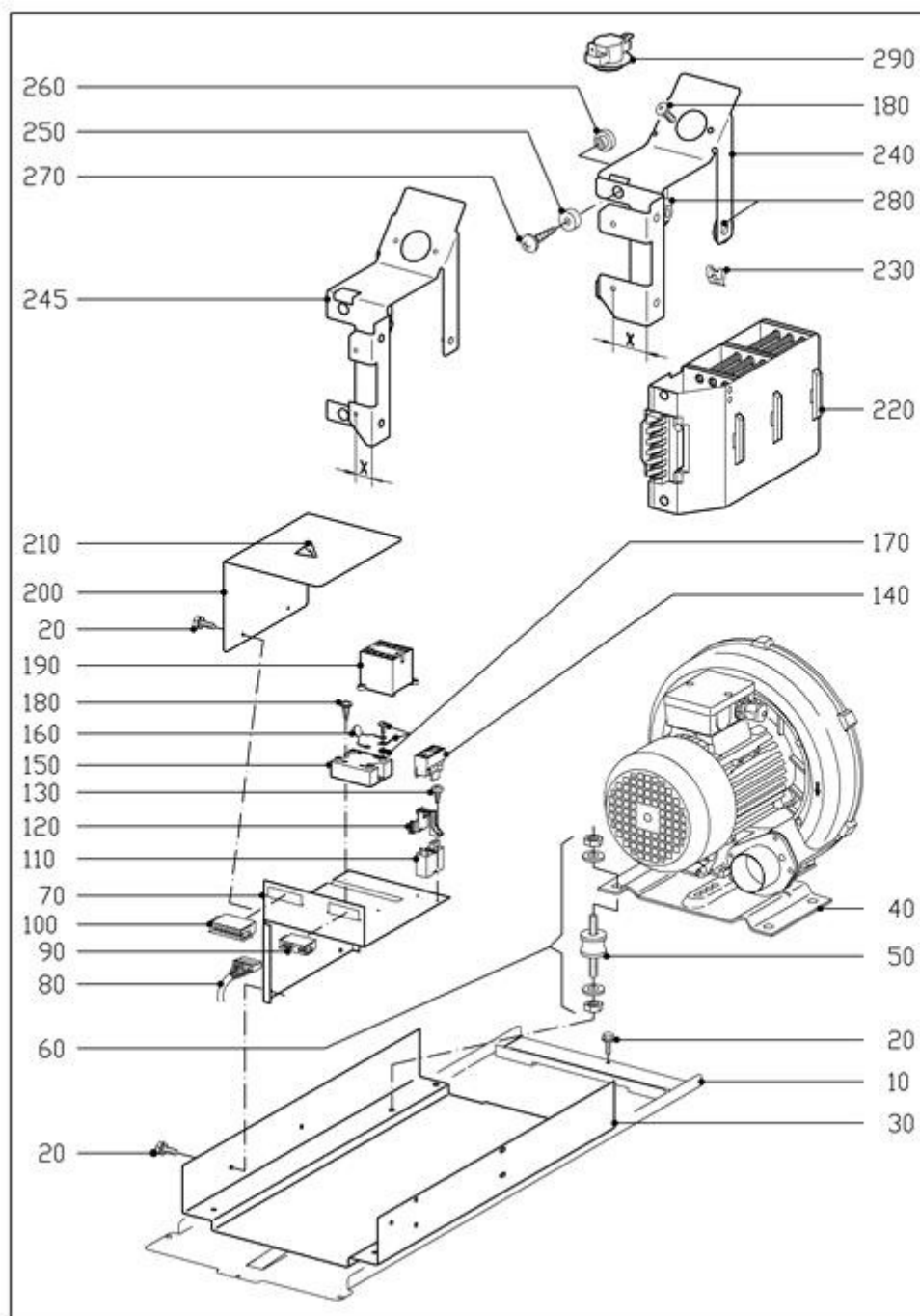

5379040-093



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

093 TROCKNUNGSAGGREGAT,ELEKTRO,GEBLAESE

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
O.ABB.	5273472				Trocknungsaggregat S1 220-240V 50Hz	2 Stck.
10	5310712				Schiene	1 Stck.
20					--Befestigung	
	3774820				--Sechskantschraube DM4X12	3 Stck.
30	5322001				Bodenplatte	1 Stck.
40	5476360				Gebälse 230/400V 50Hz 0,9KW	1 Stck.
O.ABB.	5450270				-Kabelverschraubung M25x1,5	1 Stck.
50	4156970				Schwingmetallpuffer	4 Stck.
60					--Befestigung	
	10669				--Scheibe DIN9021 B6,4	8 Stck.
	10476				--Sechskantmutter M6	8 Stck.
70	5310722				Gehäuse	1 Stck.
80	5312050				Verbindungskabel	1 Stck.
90					Gehäuse	
100					Gehäuse	
O.ABB.	5362741				Kabelbaum Trocknungsaggregat	1 Stck.
110	1929662				Relais 0430 16 070304	1 Stck.
120	1511663				Halter Relais	1 Stck.
130					--Befestigung	
	1023040				--Linsenblechschrabe 3,9X9,5	2 Stck.
140	1646820				Steckergehäuse 5 polig	1 Stck.
O.ABB.	3321850				Flachsteckhülse (DFFK)	5 Stck.
150-170	6642780				Relais Elektronik	2 Stck.
160	3592940				-Varistor	2 Stck.
170	10536				-Fächerscheibe DIN6798 A4,3	4 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


	35161			-Flachstecker	4 Stck.
O.ABB.	49106			-Linsenblechschraube	
180				Wärmeleitpaste RTP/II 100G	1 Stck.
	1023040			--Befestigung	
190	3234125			--Linsenblechschraube 3,9X9,5	4 Stck.
200	5310700	Z		Schütz B6-40-00-F 230V 4S	2 Stck.
210	2830241			Griffschutz	1 Stck.
20				Klebeetikett Warnschild	1 Stck.
				--Befestigung	
	3774820			--Sechskantschraube DM4X12	2 Stck.
220	4768920			Heizregister 3X1,26KW 240V	1 Stck.
230				--Befestigung	
	12145			--Blechmutter 3,9	2 Stck.
240	4777651	A		Halterung	1 Stck.
				X=32mm	
240	6492240	A		Halterung	1 Stck.
				X=15mm	
250	4398870			Distanzscheibe	2 Stck.
260	4398860			Distanzbuchse	2 Stck.
270				--Befestigung	
	4933140			--Linsenblechschraube 3,9X28	2 Stck.
280	1200071			Rändelmutter M5	2 Stck.
	4815240			Senkschraube M5X6 DIN 963	2 Stck.
290	2910982			Thermostat 60T01-500 140 GRAD	1 Stck.
180				--Befestigung	
	1023040			--Linsenblechschraube 3,9X9,5	2 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

100 EINSATZ E701,-4,/1,E702,/1,E703,/1,A7/1

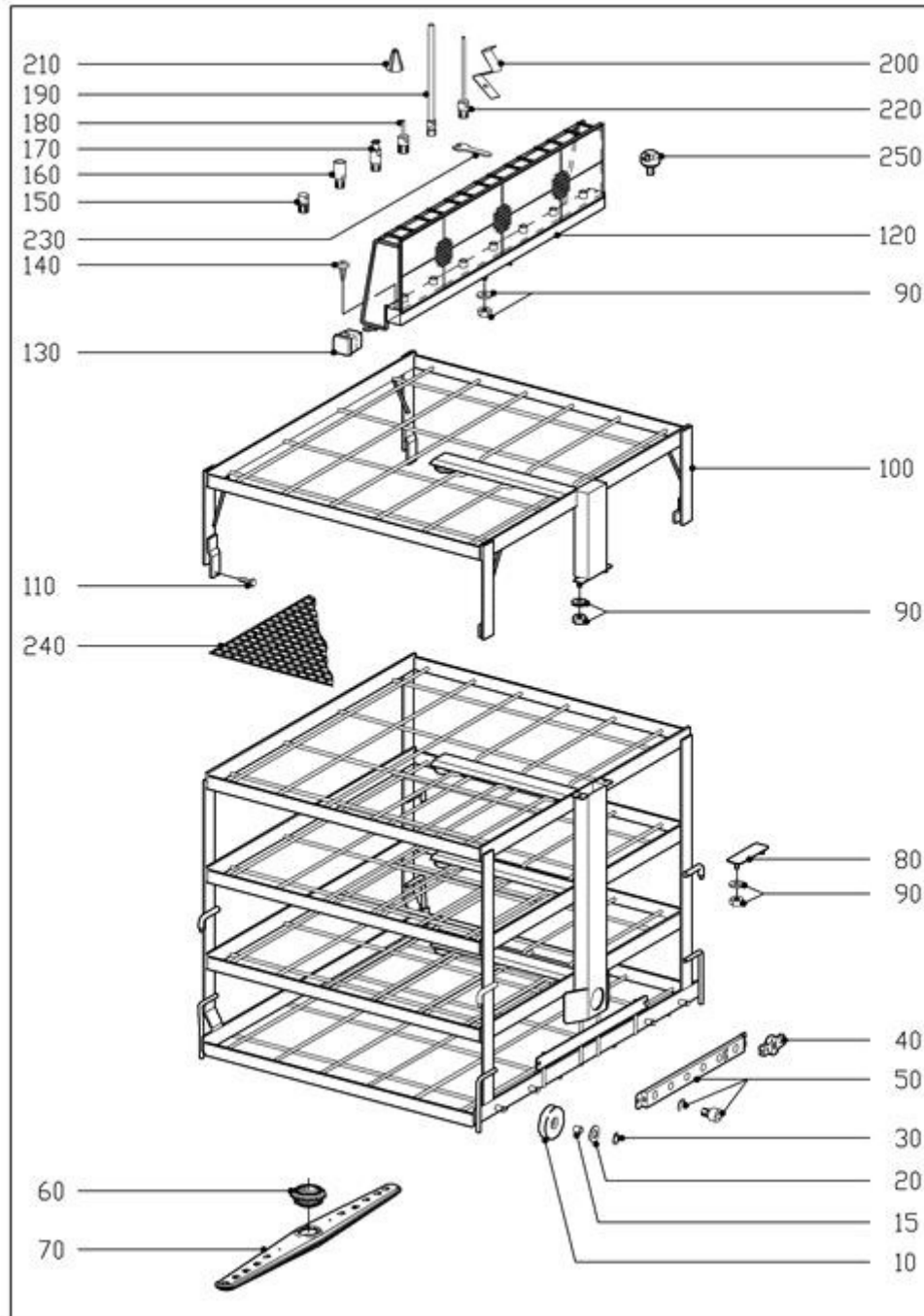

5379040-100



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

100 EINSATZ E701,-4,/1,E702,/1,E703,/1,A7/1

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
20+30+					WAGEN FUER EINSATZE E701,E701-4	
10	6404480				Laufrolle Kunststoff	8 Stck.
10-30	5730681		W		Laufrolle Edelstahl	8 Stck.
15	5718150				-Buchse	8 Stck.
20	72176				-Scheibe 8,4	8 Stck.
30	6076530				-Sicherungsscheibe E11805 8,0 1.4310	8 Stck.
40	5186270				Magnet hellgrau	1 Stck.
50	4736280				Halteblech	1 Stck.
60	4597151				Sprüharmführung	3 Stck.
70	5139590				Sprüharm	3 Stck.
80	5316100				Abdeckblech	1 Stck.
90					--Befestigung	
	2346820				--Federring DIN127 6 A2	2 Stck.
	10476				--Sechskantmutter M6	2 Stck.
					MODUL E702	
100					Modul	
60	4597151				Sprüharmführung	1 Stck.
70	6126240				Sprüharm	1 Stck.
90					--Befestigung	
	2346820				--Federring DIN127 6 A2	2 Stck.
	10476				--Sechskantmutter M6	2 Stck.
110					--Befestigung	
	28387				--Sechskantschraube DIN 933 M4X8 A2-PASS	4 Stck.
					MODUL E703,E703/1	
120					Modul	
90					--Befestigung	
	2346820				--Federring DIN127 6 A2	2 Stck.
	10476				--Sechskantmutter M6	2 Stck.
130	1890301				Stopfen 23x23 schwarz	2 Stck.
140					--Befestigung	
	1847700				--Linsenblechschrabe 2,9X9,5	2 Stck.
150	1473370				Verschluss-Schraube E362	7 Stck.
160	3015940				Düse E449 Luer Lock m	2 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


170	4175020		Düse E447 Luer Lock w	2 Stck.
180	2829560		Spüldüse DRM3	3 Stck.
190-210	3839521		Spülrohr DRM4	2 Stck.
200	5245570		-Klemmfeder DRM4,2	2 Stck.
210	3829430		-Kegelstopfen DRM4 schwarz	2 Stck.
200+220	4398951		Spülrohr DRM4 120MM	3 Stck.
			E453	
(200)	4398910		-Klemmfeder DRM 4,2 E472	3 Stck.
(200)+				
(220)	4175030	A	Spüldüse	3 Stck.
(200)	4398910	A	-Klemmfeder DRM 4,2 E472	3 Stck.
			E703/1	
230	59174		Schlüssel	1 Stck.
240	5710661		Lochblech A7/1	1 Stck.
250	6939610	A	Winkelstutzen E980	3 Stck.
			E703/1	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

102 EINSATZ E705,E705/1,/2

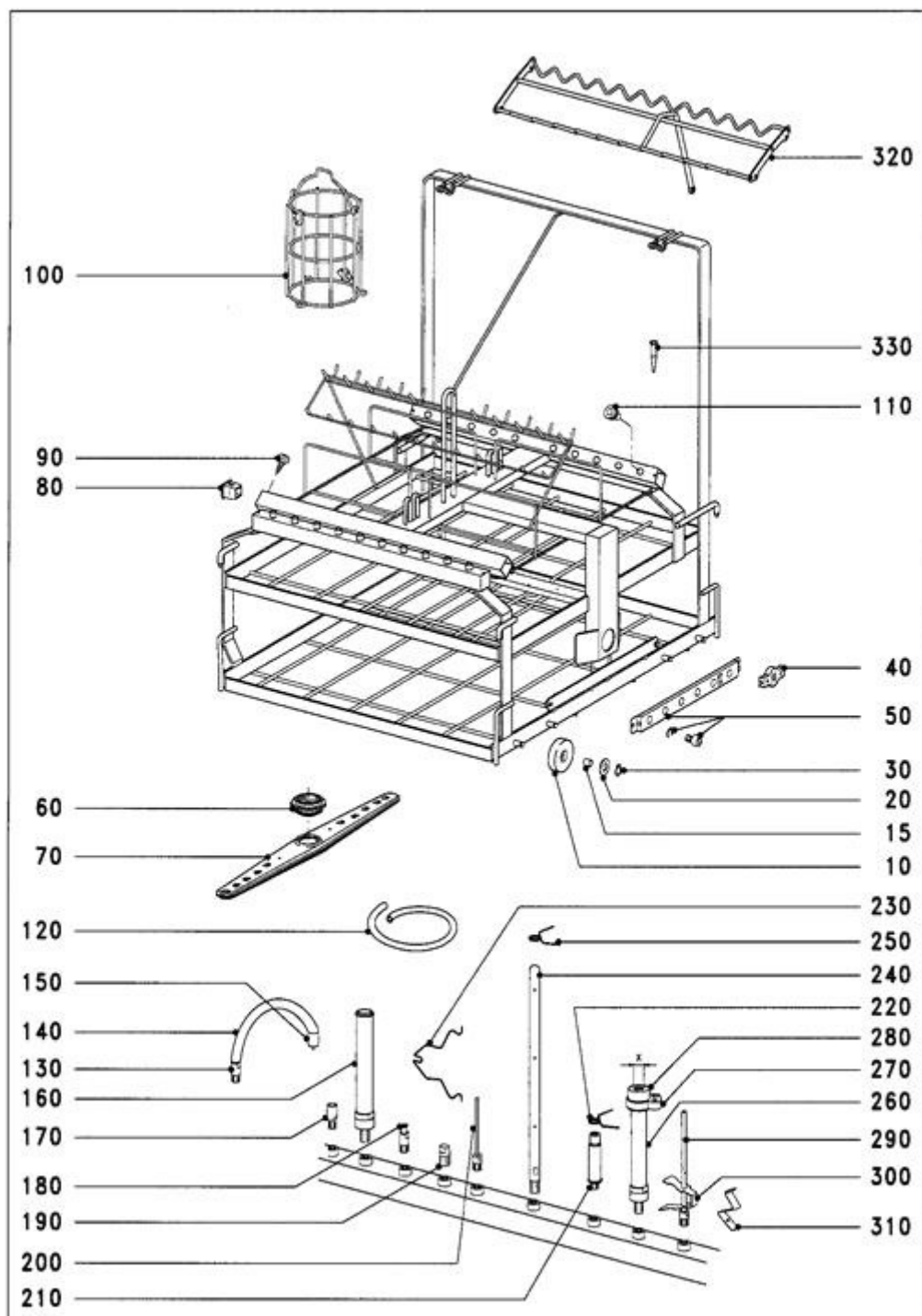

5379040-102



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

102 EINSATZ E705,E705/1,/2

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
20+30+					WAGEN FUER EINSATZE E705,E705/1	
10	6404480				Laufrolle Kunststoff	8 Stck.
10-30	5730681		W		Laufrolle Edelstahl	8 Stck.
15	5718150				-Buchse	8 Stck.
20	72176				-Scheibe 8,4	8 Stck.
30	6076530				-Sicherungsscheibe E11805 8,0 1.4310	8 Stck.
40	5186270				Magnet hellgrau	1 Stck.
50	4736280				Halteblech	1 Stck.
60	4597151				Sprüharmführung	1 Stck.
70	5139590				Sprüharm	1 Stck.
80	1890301				Stopfen 23x23 schwarz	8 Stck.
90					--Befestigung	
	1847700				--Linsenblechschraube 2,9X9,5	8 Stck.
100	4605961				Trommel E 444	1 Stck.
110	6664150				Aufnahme 10 Stück	20 Stck.
120	4822830				Schlauch	1 Stck.
130-150	4175010				Anschluss E448	6 Stck.
130	2885050				-Spüldüse DRM6	8 Stck.
140	4186740				-Schlauch DRM5X8 300MM	8 Stck.
150	3046120				-Adapter XMOE-LL	8 Stck.
160	1437932				Hülse E 336	3 Stck.
170	3015940				Düse E449 Luer Lock m	5 Stck.
180	4175020				Düse E447 Luer Lock w	3 Stck.
190	1473370				Verschluss-Schraube E362	2 Stck.
200	4180410				Spüldüse E452	3 Stck.
210+220	4718270				Adapter E464	3 Stck.
220	4692440				-Halterung DRM 13	3 Stck.
230	4175060				Klemmbügel E456	4 Stck.
240+250	4750370				Spüldüse E 454	6 Stck.
250	4692430				-Halterung DRM 8	6 Stck.
260-280	4174990				Hülse E443	5 Stck.
270	4174850				Schlauchschele 18,8-21,3MM	5 Stck.
280	4174970				-Kappe E446 DRM10	5 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


(260)-					
(280)	4174980			Hülse E442	15 Stck.
270	4174850			-Schlauchschelle 18,8-21,3MM	15 Stck.
(280)	4174960			-Kappe E445 DRM 6	15 Stck.
280	4188380	W		Kappe DRM10 E446	1 Stck.
(280)	4188370	W		Kappe DRM6 E445	1 Stck.
290+300	4194760			Spüldüse E453	8 Stck.
300	1630770			-Klammer 4MM DRM	8 Stck.
310	4398910			Klemmfeder DRM 4,2 E472	1 Stck.
320	6046790	A		Aufnahme	1 Stck.
O.ABB.	72212	A		Linsenschraube M5X12	5 Stck.
O.ABB.	27712	A		Scheibe DIN 125 5,3 A2	5 Stck.
O.ABB.	33349	A		Sechskantmutter M5	4 Stck.
				E705/1	
330	505221			Verschluss-Stopfen DRM8 SCHWARZ	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

107 EINSATZ E710,E710/1,/2

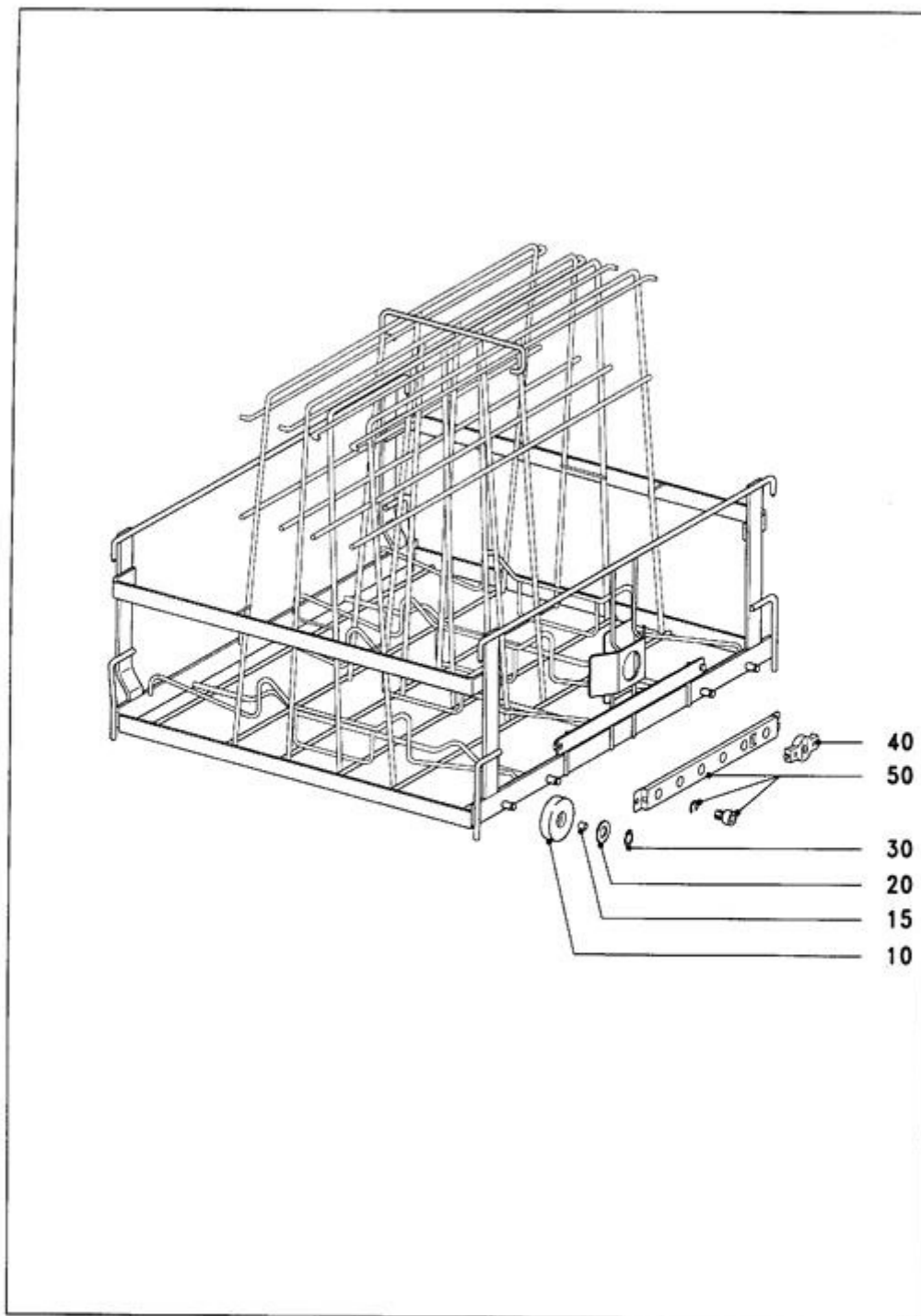

5379040-107



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

107 EINSATZ E710,E710/1,/2


Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
20+30+					WAGEN FUER EINSATZE E710,E710/1	
10	6404480				Laufrolle Kunststoff	8 Stck.
10-30	5730681		W		Laufrolle Edelstahl	8 Stck.
15	5718150				-Buchse	8 Stck.
20	72176				-Scheibe 8,4	8 Stck.
30	6076530				-Sicherheitsscheibe E11805 8,0 1.4310	8 Stck.
40	5186270				Magnet hellgrau	1 Stck.
50	4736280				Halteblech	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

108 EINSATZ E711,/1

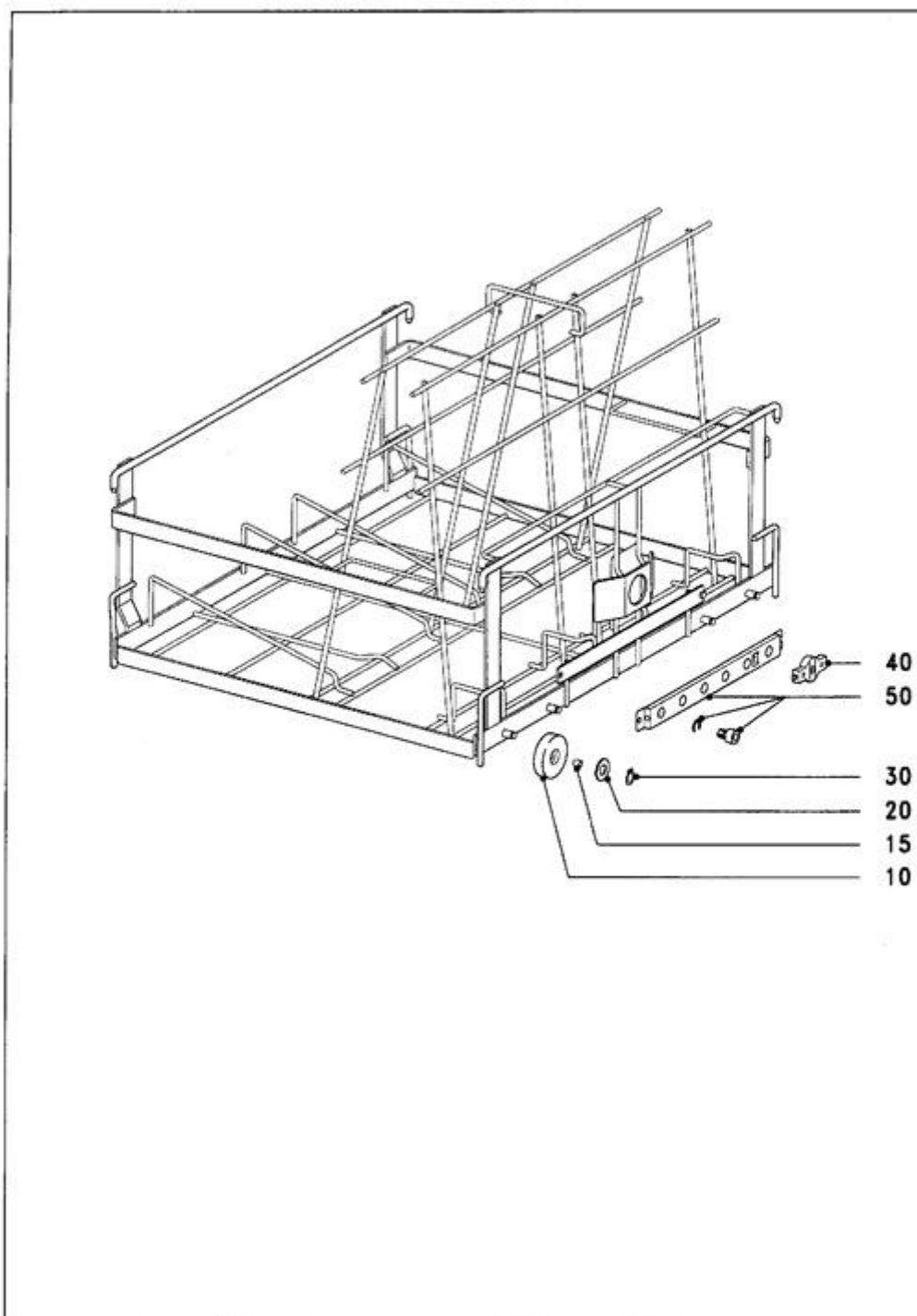

5379040-108



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

108 EINSATZ E711,/1


Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
20+30+					WAGEN FUER EINSAETZE E711	
10	6404480				Laufrolle Kunststoff	8 Stck.
10-30	5730681		W		Laufrolle Edelstahl	8 Stck.
15	5718150				-Buchse	8 Stck.
20	72176				-Scheibe 8,4	8 Stck.
30	6076530				-Sicherungsscheibe E11805 8,0 1.4310	8 Stck.
40	5186270				Magnet hellgrau	1 Stck.
50	4736280				Halteblech	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

109 EINSATZ E713,/1

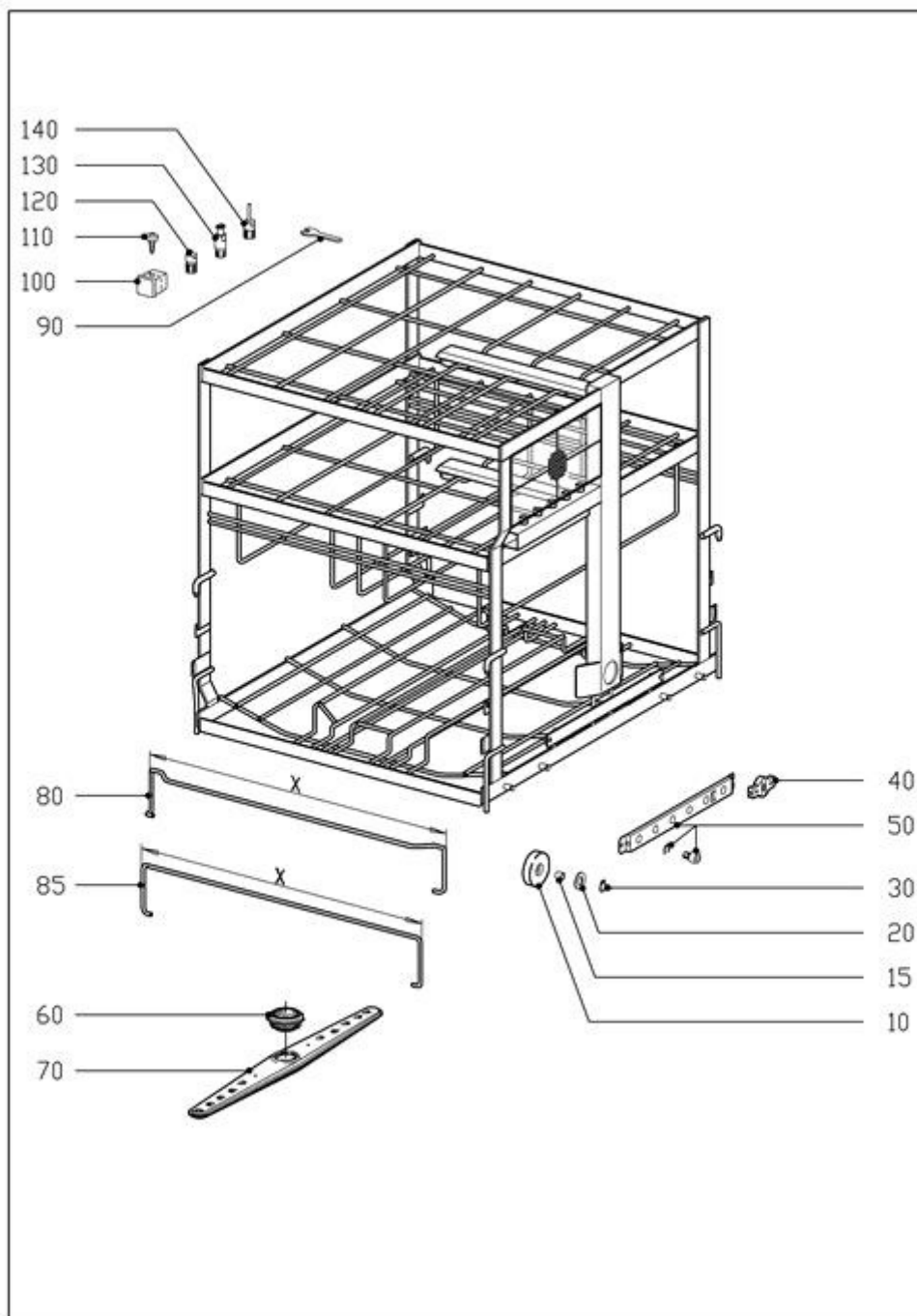

5379040-109




Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

109 EINSATZ E713,/1

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
20+30+					WAGEN FUER EINSATZE E713,/1	
10	6404480				Laufrolle Kunststoff	8 Stck.
10-30	5730681		W		Laufrolle Edelstahl	8 Stck.
15	5718150				-Buchse	8 Stck.
20	72176				-Scheibe 8,4	8 Stck.
30	6076530				-Sicherungsscheibe E11805 8,0 1.4310	8 Stck.
40	5186270				Magnet hellgrau	1 Stck.
50	4736280				Halteblech	1 Stck.
60	4597151				Sprüharmführung	2 Stck.
70	5139590				Sprüharm	2 Stck.
80	5324160		A		Anschlagleiste X=515mm (E713)	2 Stck.
85	6990090		A		Anschlagleiste X=482mm (E713/1)	2 Stck.
90	59174				Schlüssel	1 Stck.
100	1890301				Stopfen 23x23 schwarz	1 Stck.
110					--Befestigung	
	1847700				--Linsenblechschraube 2,9X9,5	1 Stck.
120	1473370				Verschluss-Schraube E362	5 Stck.
130	4175020				Düse E447 Luer Lock w	2 Stck.
140	2829560				Spüldüse DRM3	3 Stck.

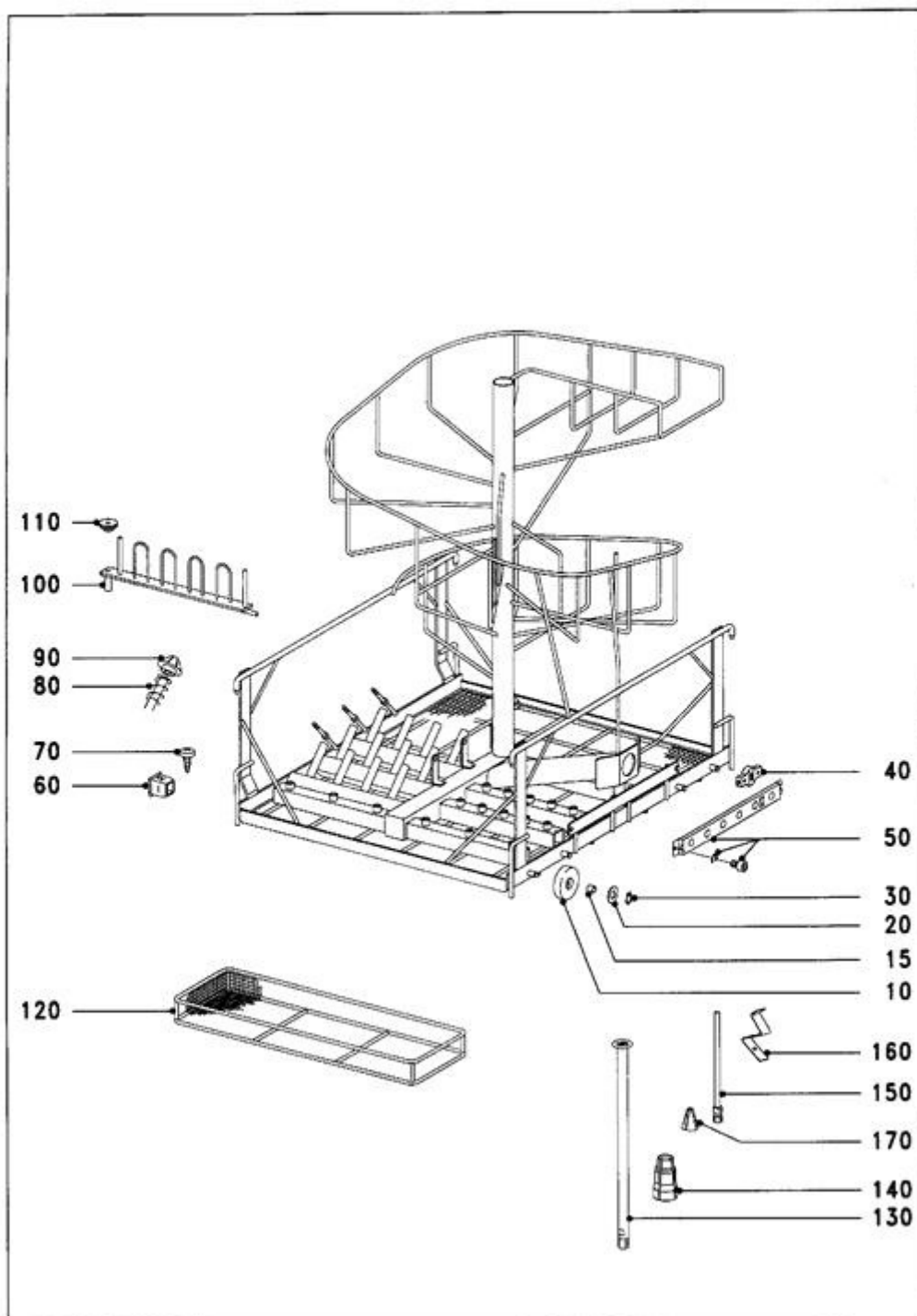111 EINSATZ E715, E715/1,/2

5379040-III



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

111 EINSATZ E715, E715/1,/2


Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
20+30+					WAGEN FUER AN-SET E715, E715/1	
10	6404480				Laufrolle Kunststoff	8 Stck.
10-30	5730681		W		Laufrolle Edelstahl	8 Stck.
15	5718150				-Buchse	8 Stck.
20	72176				-Scheibe 8,4	8 Stck.
30	6076530				-Sicherungsscheibe E11805 8,0 1.4310	8 Stck.
40	5186270				Magnet hellgrau	1 Stck.
50	4736280				Halteblech	1 Stck.
60	1890301				Stopfen 23x23 schwarz	8 Stck.
70					--Befestigung	
	1847700				--Linsenblechschraube 2,9X9,5	8 Stck.
80	3839500				Druckfeder	12 Stck.
90	3829440				Druckscheibe DRM12,5 schwarz	12 Stck.
100	3795960		A		Halterung E432	1 Stck.
					X=27mm	
(100)	3795980		A		Halterung E433	3 Stck.
					X=32mm	
(100)	3796001		A		Halterung E434	1 Stck.
					X=37,5mm	
110					--Befestigung	
	1487370				--Rändelmutter	3 Stck.
120	3796020				Siebeinsatz E430	1 Stck.
130	1707661				Sprührohr DRM8 333MM E466	6 Stck.
140	5153980				Verschluss-Stopfen DRM 11 grau	6 Stck.
(130)	1890241				Sprührohr DRM8 190MM E431	1 Stck.
150	3839521				Spülrohr DRM4	15 Stck.
160	5245570				Klemmfeder DRM4,2	15 Stck.
160	5245570				Klemmfeder DRM4,2	15 Stck.
170	3829430				Kegelstopfen DRM4 schwarz	15 Stck.
(150)	4398971		A		Spülrohr DRM2,5 90mm	3 Stck.
(160)	4398920		A		Klemmfeder DRM 2,7 E471	3 Stck.
					E715	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

129 EINSATZ E729,/1

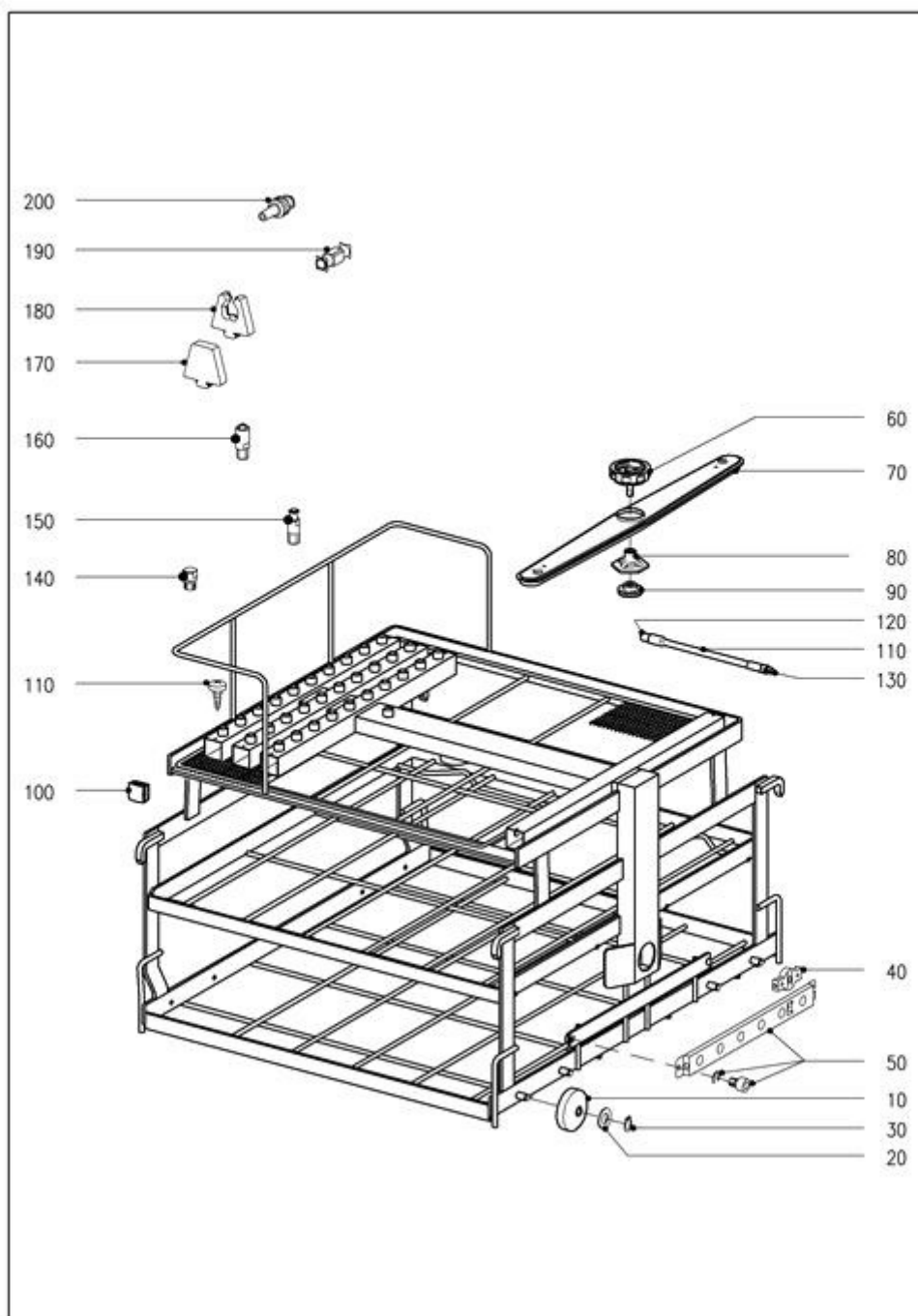

5379040-129



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

129 EINSATZ E729,/1


Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
					WAGEN FUER EINSATZE E 729	
10+						
20-30	6404480				Laufrolle Kunststoff	8 Stck.
20	72176				-Scheibe 8,4	8 Stck.
30	6076530				-Sicherungsscheibe E11805 8,0 1.4310	8 Stck.
40	5186270				Magnet hellgrau	1 Stck.
50	4736280				Halteblech	1 Stck.
60	1954821				Befestigungsmutter links schwarz	1 Stck.
70+80	1955470				Sprüharm	1 Stck.
80	1006260				-Buchse	4 Stck.
90	1955460				Rändelmutter links	1 Stck.
	1890301				--Stopfen 23x23 schwarz	1 Stck.
100					--Befestigung	
	1847700				--Linsenblechschraube 2,9X9,5	1 Stck.
110-130	4224220				Anschluss	16 Stck.
110	3046110				-Schlauch DRM5 160MM	16 Stck.
120	3046120				-Adapter XMOE-LL	16 Stck.
130	2983560				-Drehstutzen DRM4	16 Stck.
140	1473370				Verschluss-Schraube E362	1 Stck.
150	4175020				Düse E447 Luer Lock w	15 Stck.
160	4224230				Düse LUER LOCK M	15 Stck.
170	5640640				Anschlag	1 Stck.
180	5635270				Aufnahme	1 Stck.
(180)	6455760				Aufnahme E479	1 Stck.
190	5947450				Verbindungsstück Luer-Lock W/W	8 Stck.
200	5947480				Verbindungsstück Luer-Lock W/M	8 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

131 EINSATZ E735,E735-3,/1,E492,A7

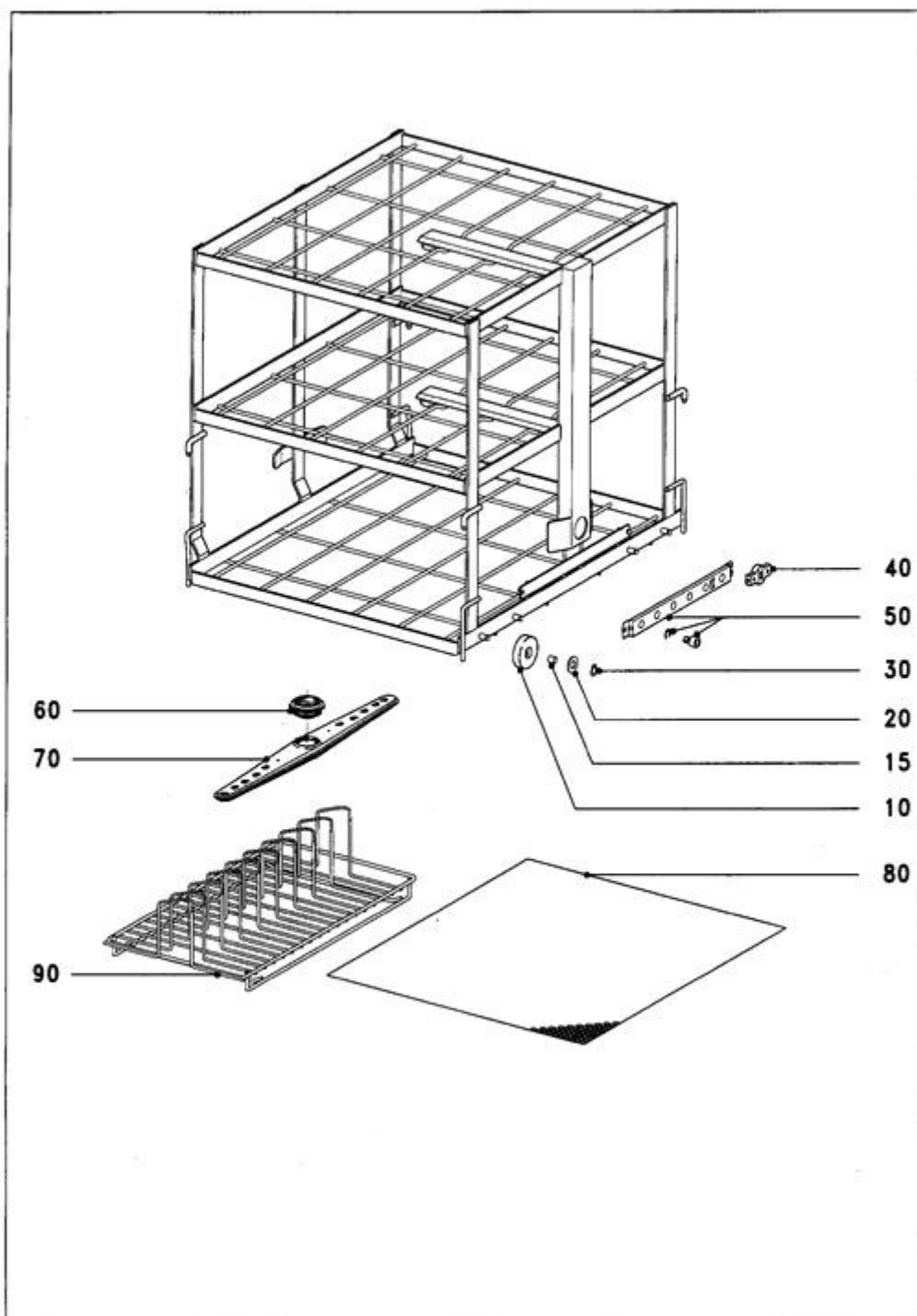

5379040-131



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

131 EINSATZ E735,E735-3,/1,E492,A7


Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
20+30+					WAGEN FUER EINSATZE E735,E735-3	
10	6404480				Laufrolle Kunststoff	8 Stck.
10-30	5730681		W		Laufrolle Edelstahl	8 Stck.
15	5718150				-Buchse	8 Stck.
20	72176				-Scheibe 8,4	8 Stck.
30	6076530				-Sicherheitsscheibe E11805 8,0 1.4310	8 Stck.
40	5186270				Magnet hellgrau	1 Stck.
50	4736280				Halteblech	1 Stck.
60	4597151				Sprüharmführung	2 Stck.
70	4717940				Sprüharm mitte	2 Stck.
80	5710661				Lochblech A7/1	1 Stck.
90	5789580				Einsatz E492	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

137 EINSATZ E741,/1,/2,MODUL E743,E744

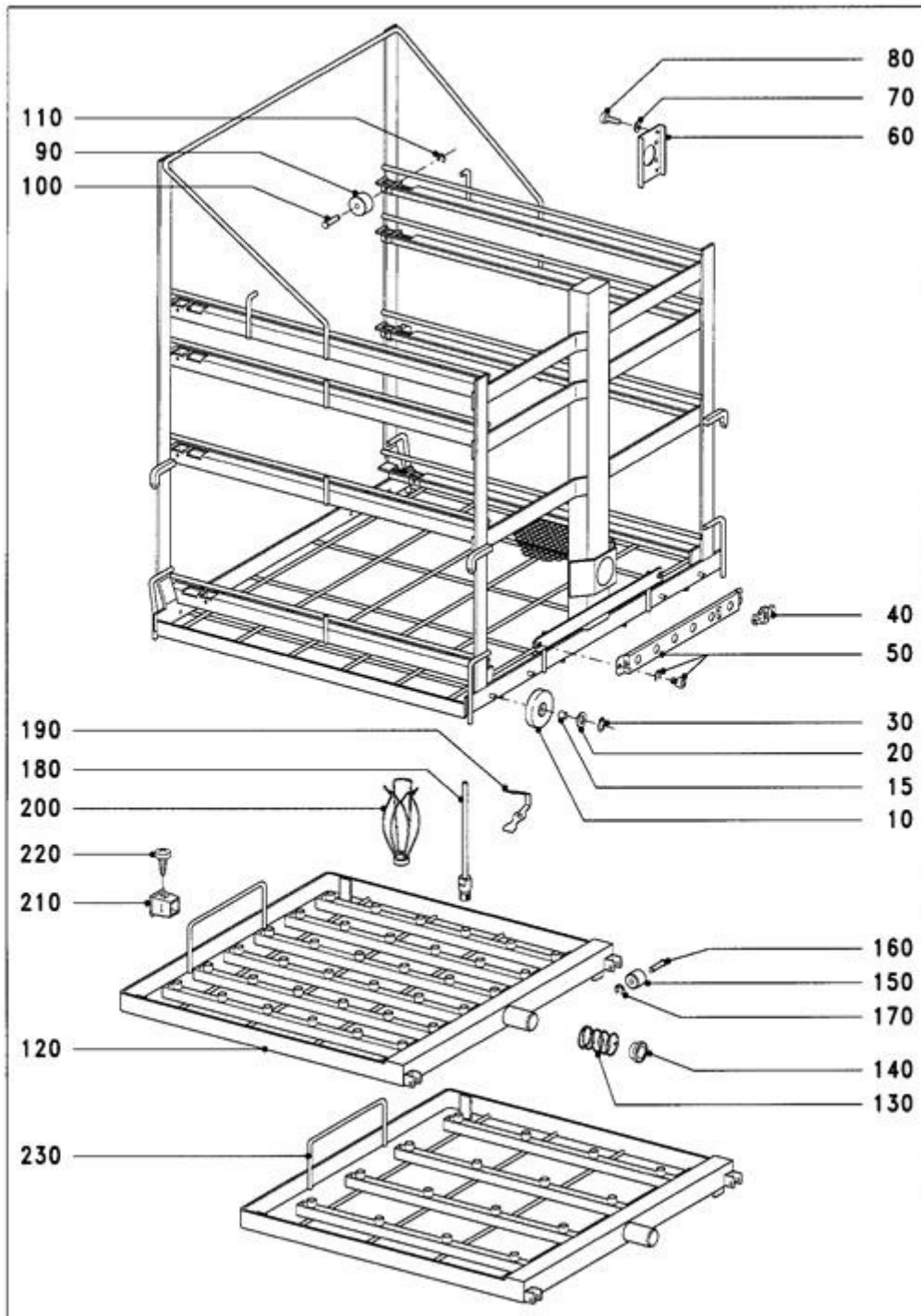

5379040-137



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

137 EINSATZ E741,/1,/2,MODUL E743,E744

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
20+30+					WAGEN FUER EINSATZE E741,E741/1	
10	6404480				Laufrolle Kunststoff	8 Stck.
10-30	5730681		W		Laufrolle Edelstahl	8 Stck.
15	5718150				-Buchse	8 Stck.
20	72176				-Scheibe 8,4	8 Stck.
30	6076530				-Sicherungsscheibe E11805 8,0 1.4310	8 Stck.
40	5186270				Magnet hellgrau	1 Stck.
50	4736280				Halteblech	1 Stck.
60	5012500				Abdeckung	4 Stck.
					--Befestigung	
70	77229				--Federring DIN 127 A4	16 Stck.
80	73562				--Linsenschraube M4X8	16 Stck.
90	5586880				Laufrolle	8 Stck.
100	5586920				Welle	8 Stck.
110	2085150				Sicherungsscheibe DIN6799 3,2 A2	8 Stck.
					MODUL E743	
120					Modul	
130	5012510				Druckfeder	1 Stck.
140	5012520				Druckscheibe	1 Stck.
150	5586890				Laufrolle	2 Stck.
160	5586920				Welle	2 Stck.
170	2085150				Sicherungsscheibe DIN6799 3,2 A2	2 Stck.
180	5586950				Spülrohr DRM 4x1 140mm	36 Stck.
190	1630770				Klammer 4MM DRM	36 Stck.
200	1473650				Halterung 4MM DRM	36 Stck.
210	2684111				Stopfen 13x13 schwarz	6 Stck.
220					--Befestigung	
	1847700				--Linsenblechschraube 2,9X9,5	6 Stck.
					MODUL E744	
130-220						
+230					Modul	
130	5012510				Druckfeder	1 Stck.
140	5012520				Druckscheibe	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


150	5586890		Laufrolle	2 Stck.
160	5586920		Welle	2 Stck.
170	2085150		Sicherungsscheibe DIN6799 3,2 A2	2 Stck.
180	5586950		Spülrohr DRM 4x1 140mm	16 Stck.
190	1630770		Klammer 4MM DRM	16 Stck.
200	1473650		Halterung 4MM DRM	16 Stck.
210	2684111		Stopfen 13x13 schwarz	4 Stck.
220			--Befestigung	
	1847700		--Linsenblechschraube 2,9X9,5	4 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

138 MODUL E742

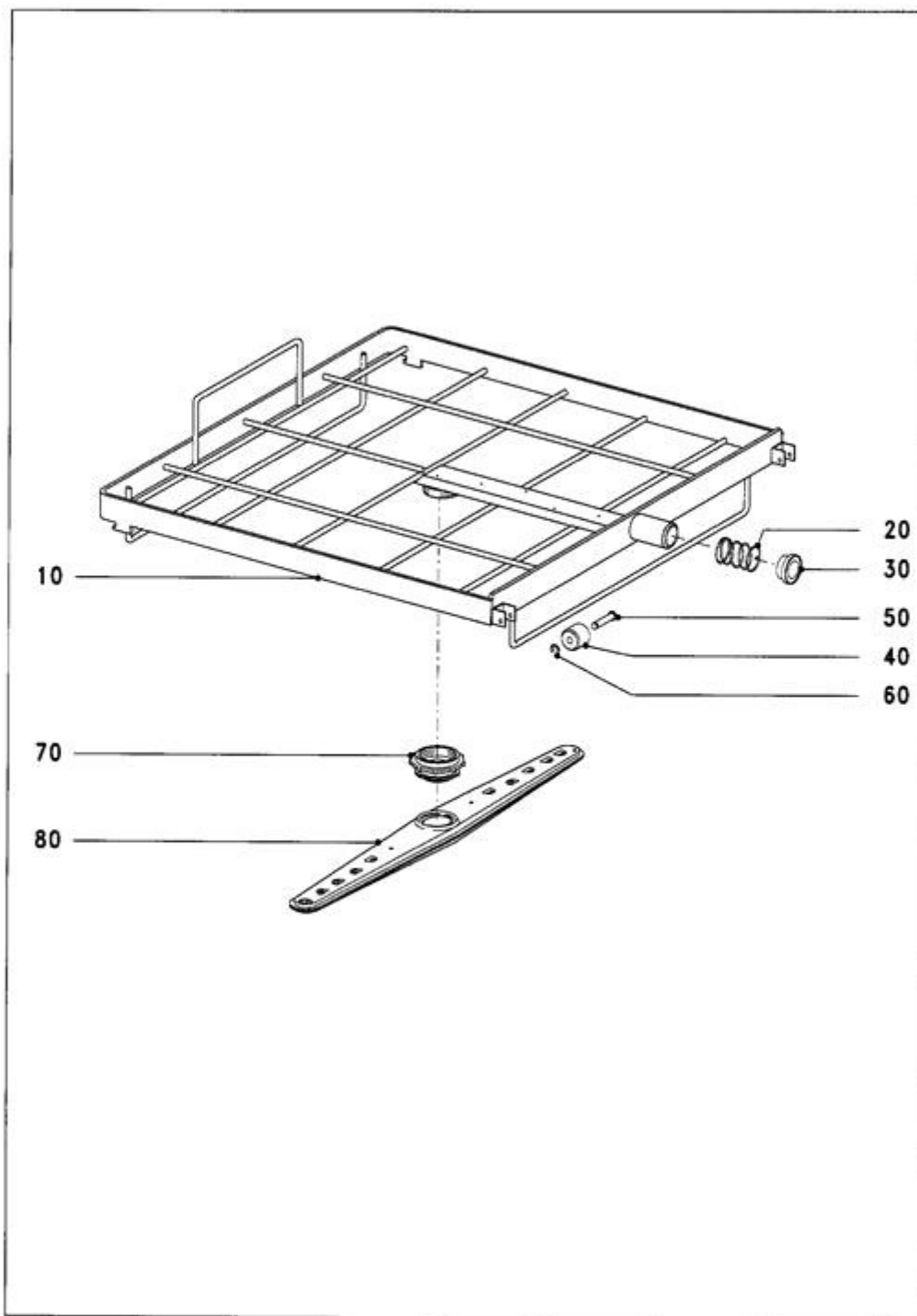

5379040-138



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

138 MODUL E742

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
					FUER WAGEN E741	
					MODUL E742	
10					Modul	
20	5012510				Druckfeder	1 Stck.
30	5012520				Druckscheibe	1 Stck.
40	5586890				Laufrolle	2 Stck.
50	5586920				Welle	2 Stck.
60	2085150				Sicherungsscheibe DIN6799 3,2 A2	2 Stck.
70	4597151				Sprüharmführung	1 Stck.
80	5679090				Sprüharm mitte E742	1 Stck.

© Miele & Cie KG 2007


DE/Deutschland



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

139 MODUL E745,E746,E747,A5

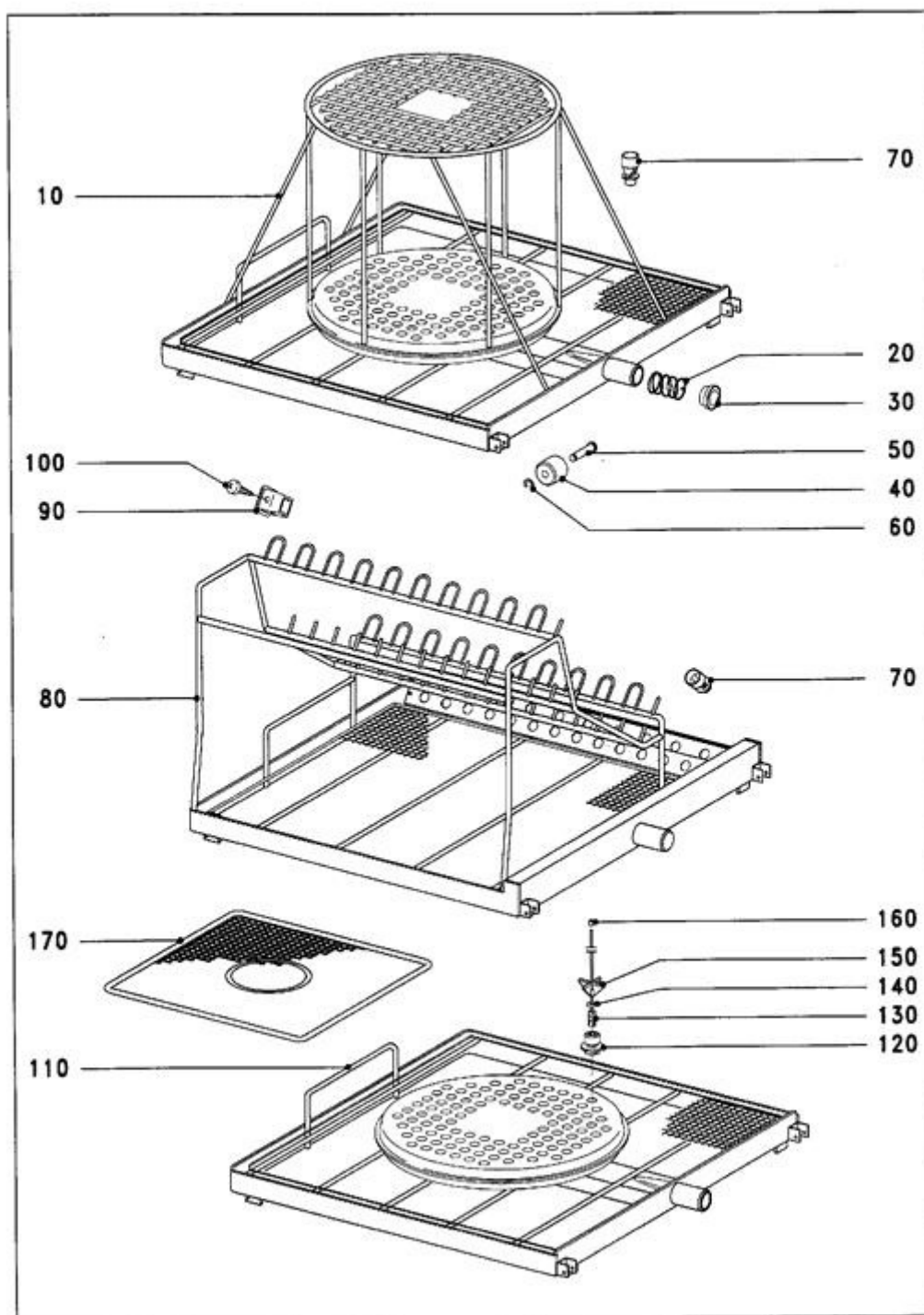

5379040-139



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

139 MODUL E745,E746,E747,A5

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
					FUER WAGEN E741	
					MODUL E745.E745/1	
10					Modul	
20	5012510				Druckfeder	1 Stck.
30	5012520				Druckscheibe	1 Stck.
40	5586890				Laufrolle	2 Stck.
50	5586920				Welle	2 Stck.
60	2085150				Sicherungsscheibe DIN6799 3,2 A2	2 Stck.
70	4876180				Trichter schwarz	1 Stck.
					MODUL E746	
20-70						
+80					Modul	
20	5012510				Druckfeder	1 Stck.
30	5012520				Druckscheibe	1 Stck.
40	5586890				Laufrolle	2 Stck.
50	5586920				Welle	2 Stck.
60	2085150				Sicherungsscheibe DIN6799 3,2 A2	2 Stck.
70	4876180				Trichter schwarz	23 Stck.
90	2684111				Stopfen 13x13 schwarz	2 Stck.
100					--Befestigung	
	1847700				--Linsenblechschraube 2,9X9,5	2 Stck.
					MODUL E747	
20-60						
+110					Modul	
20	5012510				Druckfeder	1 Stck.
30	5012520				Druckscheibe	1 Stck.
40	5586890				Laufrolle	2 Stck.
50	5586920				Welle	2 Stck.
60	2085150				Sicherungsscheibe DIN6799 3,2 A2	2 Stck.
120	4993481				Gewindebuchse	1 Stck.
130-160	591411				Spülrohr DRM2,5 110MM	1 Stck.
140	4740290				Dichtring 2.06X2.62	1 Stck.
150	574031				Stütze DRM2,5 32X32	1 Stck.
160	574041				Kappe DRM2,5 schwarz	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

170	5565400				Abdeckung A5		1 Stck.	
-----	---------	--	--	--	--------------	--	---------	--

© Miele & Cie KG 2007


DE/Deutschland



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

143 MODUL E751,E752

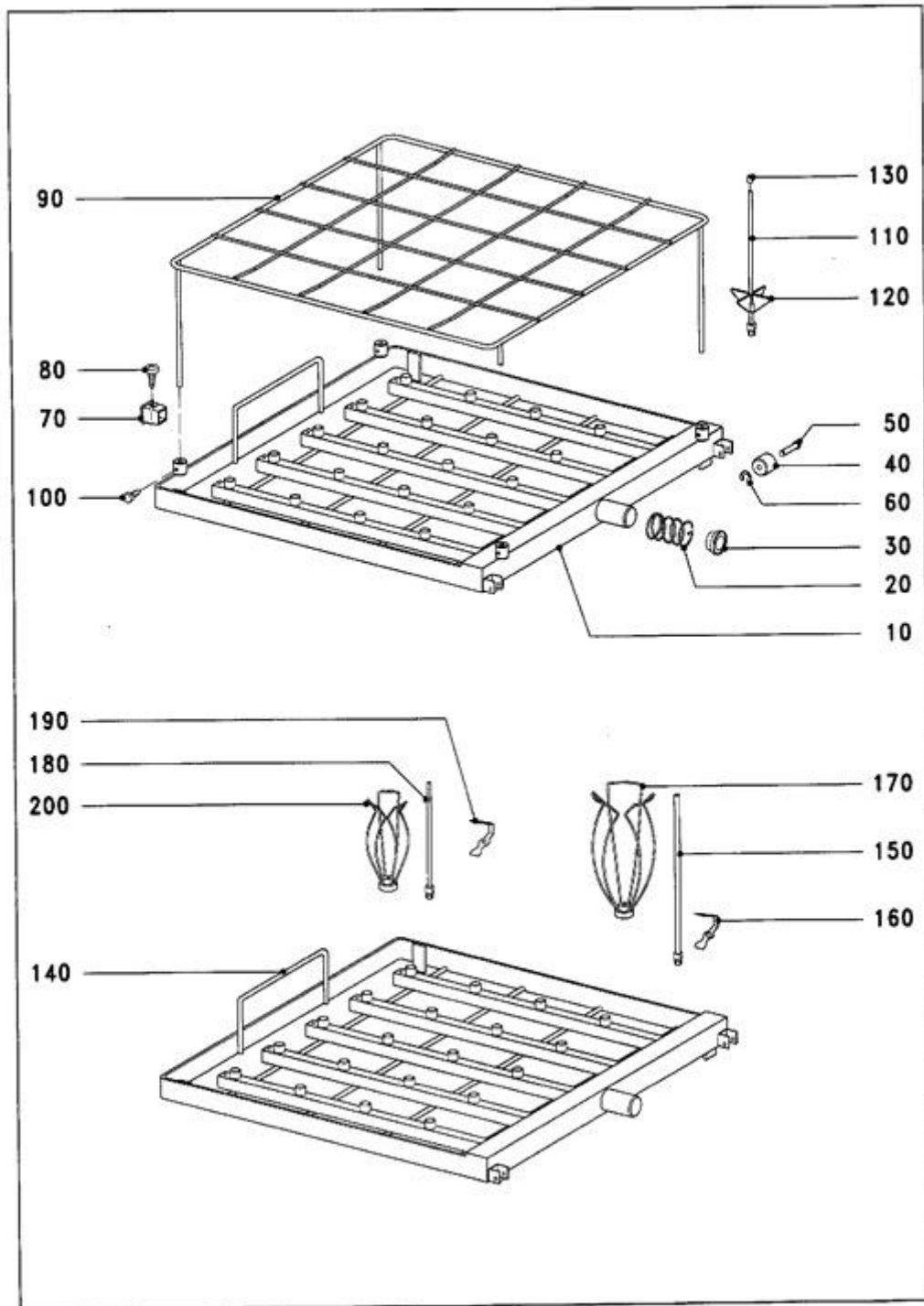

5379040-143



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

143 MODUL E751,E752


Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
					FUER WAGEN E741	
					MODUL E751	
10					Modul	
20	5012510				Druckfeder	1 Stck.
30	5012520				Druckscheibe	1 Stck.
40	5586890				Laufrolle	2 Stck.
50	5586920				Welle	2 Stck.
60	2085150				Sicherungsscheibe DIN6799 3,2 A2	2 Stck.
70	2684111				Stopfen 13x13 schwarz	5 Stck.
80					--Befestigung	
	1847700				--Linsenblechschraube 2,9X9,5	5 Stck.
90	5644250				Rahmen	1 Stck.
100					--Befestigung	
	28387				--Sechskantschraube DIN 933 M4X8 A2-PASS	4 Stck.
110-130	656361				Spülrohr DRM4 180MM	25 Stck.
120	656391				Stütze DRM4 55X55	25 Stck.
130	656911				Kappe DRM4 schwarz	25 Stck.
					MODUL E752	
020-80						
+140						
10					Modul	
20	5012510				Druckfeder	1 Stck.
30	5012520				Druckscheibe	1 Stck.
40	5586890				Laufrolle	2 Stck.
50	5586920				Welle	2 Stck.
60	2085150				Sicherungsscheibe DIN6799 3,2 A2	2 Stck.
70	2684111				Stopfen 13x13 schwarz	5 Stck.
80					--Befestigung	
150	1472270				Spülrohr DRM6 220MM E352	13 Stck.
160	1630780				Klammer 6MM DRM	13 Stck.
170	1473660				Halterung 6MM DRM	13 Stck.
180	1472240				Spülrohr DRM4 160MM E351	12 Stck.
190	1630770				Klammer 4MM DRM	12 Stck.
200	1473650				Halterung 4MM DRM	12 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

145 MODUL E755

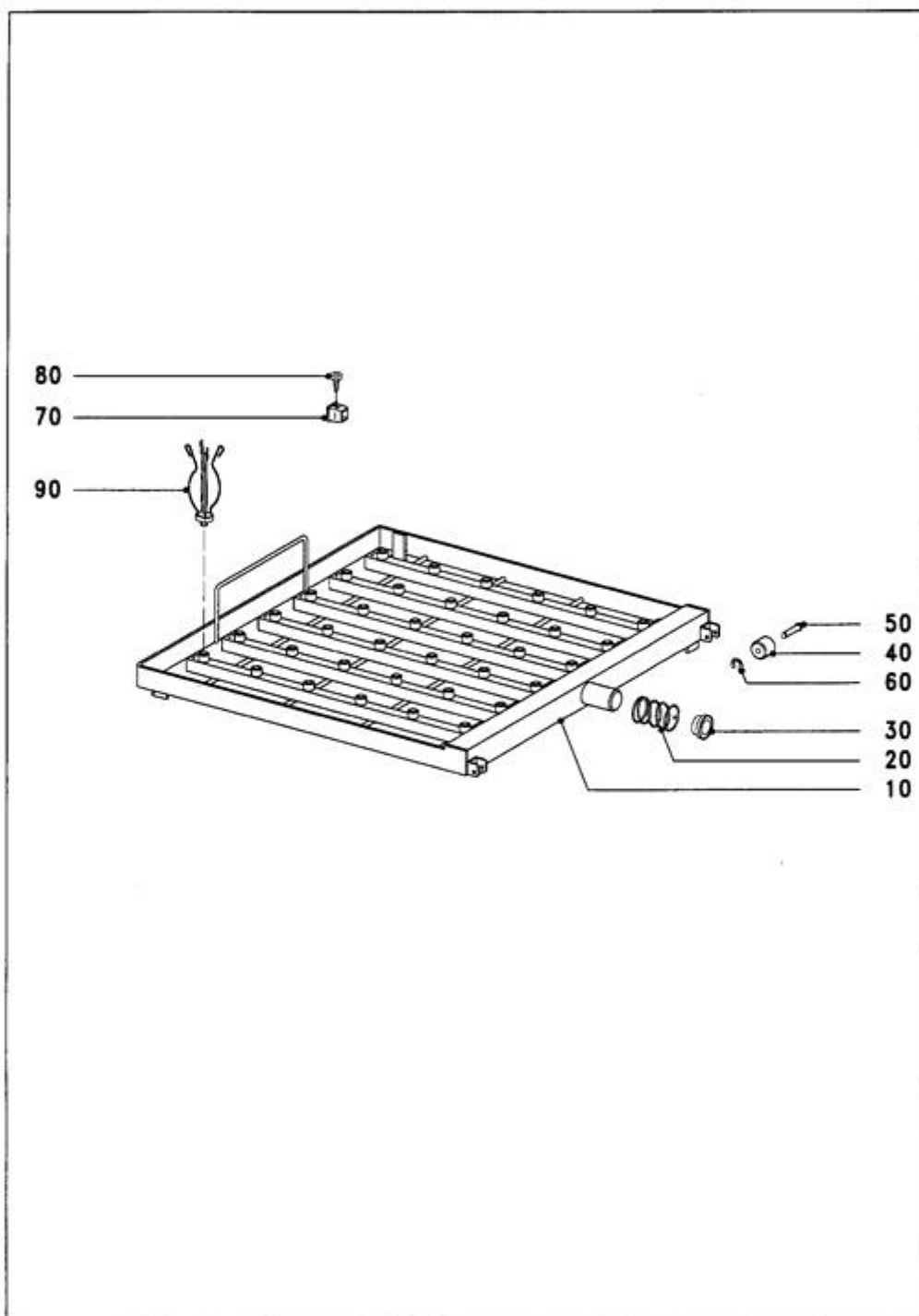

5379040-145



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

145 MODUL E755

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
					FUR WAGEN E741	
					MODUL E755	
10					Modul	
20	5012510				Druckfeder	1 Stck.
30	5012520				Druckscheibe	1 Stck.
40	5586890				Laufrolle	2 Stck.
50	5586920				Welle	2 Stck.
60	2085150				Sicherungsscheibe DIN6799 3,2 A2	2 Stck.
70	2684111				Stopfen 13x13 schwarz	6 Stck.
80					--Befestigung	
	1847700				--Linsenblechschraube 2,9X9,5	6 Stck.
90	5693980				Halterung E470	36 Stck.

© Miele & Cie KG 2007


DE/Deutschland



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

147 EINSATZ E757,E757/1

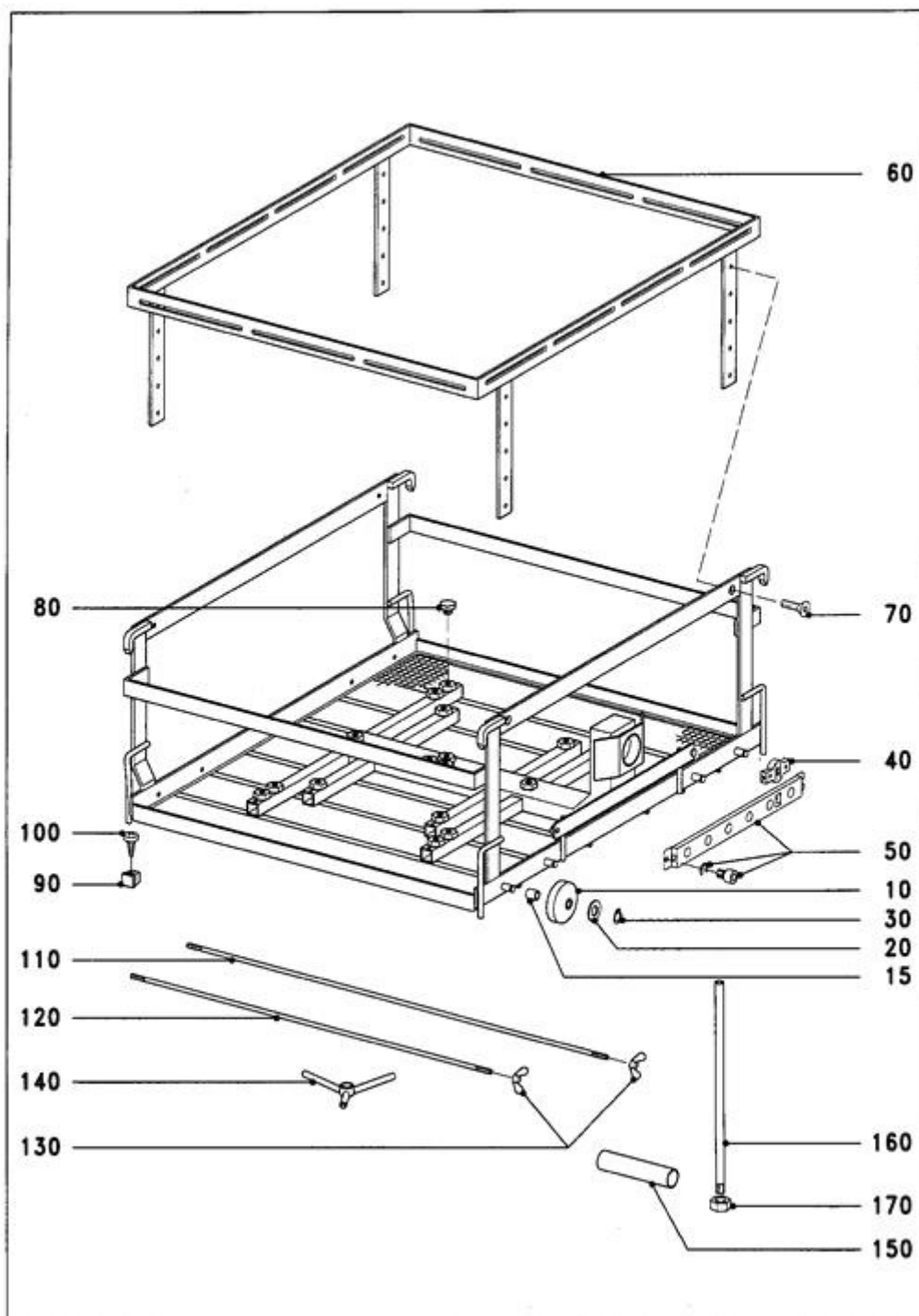

5379040-147



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

147 EINSATZ E757,E757/1


Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
20+30+					WAGEN FUER EINSATZE E757,E757/1	
10	6404480				Laufrolle Kunststoff	8 Stck.
10-30	5730681		W		Laufrolle Edelstahl	8 Stck.
15	5718150				-Buchse	8 Stck.
20	72176				-Scheibe 8,4	8 Stck.
30	6076530				-Sicherungsscheibe E11805 8,0 1.4310	8 Stck.
40	5186270				Magnet hellgrau	1 Stck.
50	4736280				Halteblech	1 Stck.
60	5838250				Rahmen E757	1 Stck.
70					--Befestigung	
	5587620				--Senkschraube M5x10	4 Stck.
80	5841140				Verschluss-Schraube M10x1	17 Stck.
90	2684111				Stopfen 13x13 schwarz	8 Stck.
					--Befestigung	
100	1847700				--Linsenblechschraube 2,9X9,5	8 Stck.
110	5840260				Stützleiste 602mm	4 Stck.
120	5840250				Stützleiste 515mm	4 Stck.
130					--Befestigung	
	5841210				--Flügelmutter M5	16 Stck.
	5842030				--Sechskantmutter M5	16 Stck.
140	5841070				Auflage	6 Stck.
150	5845040				Hülse	6 Stck.
160	5840270				Spülrohr DRM10 270mm	6 Stck.
170					--Befestigung	
	5842040				--Sechskantmutter M10x1	6 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

170 EINSATZ E774,E774/1

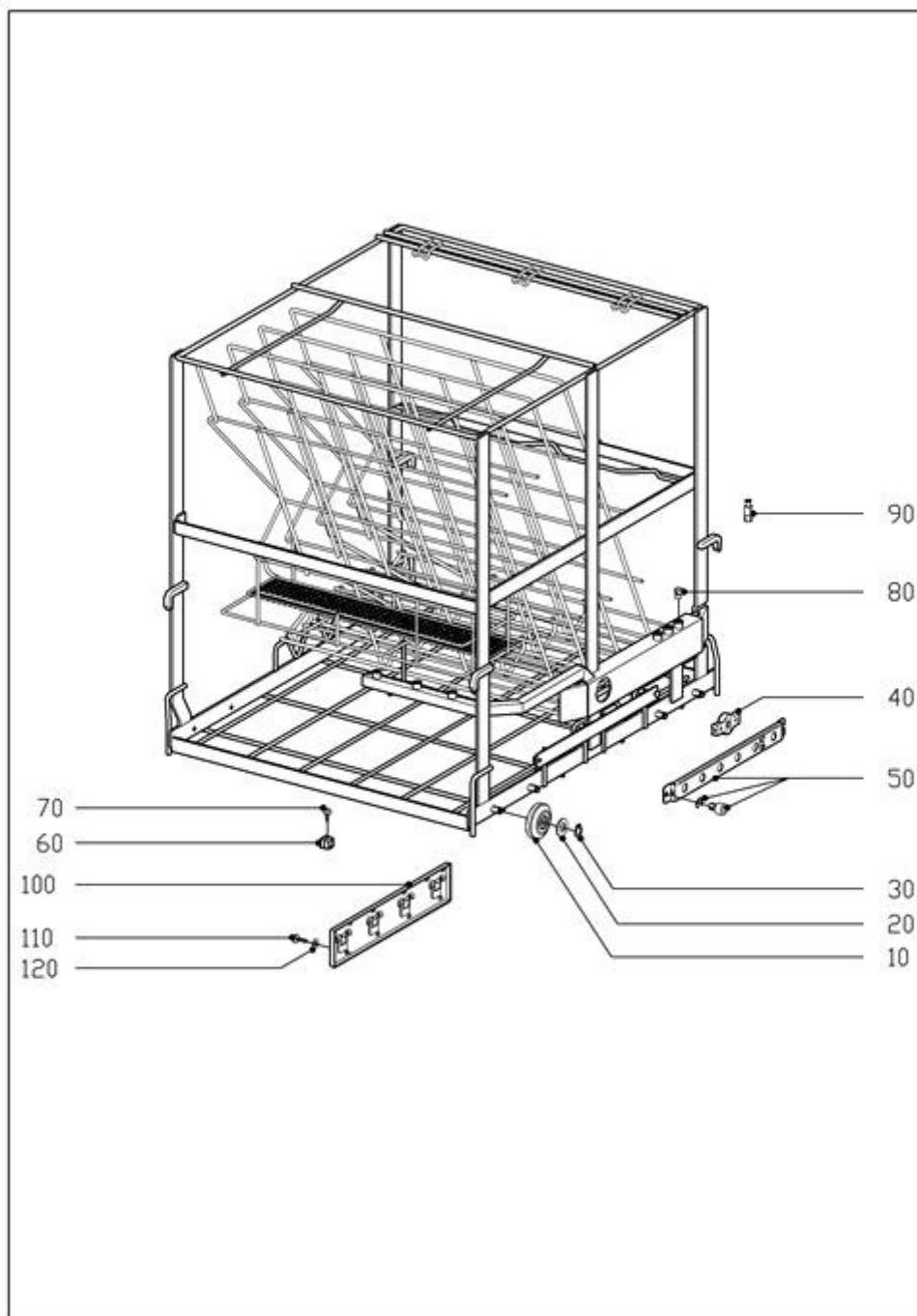

5379040-170



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

170 EINSATZ E774,E774/1

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10+						
20-30	6404480				Laufrolle Kunststoff	8 Stck.
20	72176				-Scheibe 8,4	8 Stck.
30	6076530				-Sicherungsscheibe E11805 8,0 1.4310	8 Stck.
40	5186270				Magnet hellgrau	1 Stck.
50	4736280				Halteblech	1 Stck.
60	2684111				Stopfen 13x13 schwarz	1 Stck.
70					--Befestigung	
	1847700				--Linsenblechschraube 2,9X9,5	1 Stck.
80	1473370				Verschluss-Schraube E362	6 Stck.
90	4175020				Düse E447 Luer Lock w	4 Stck.
100	6718980				Abdeckung	1 Stck.
					--Befestigung	
110	73562				--Linsenschraube M4X8	10 Stck.
120	77229				--Federring DIN 127 A4	10 Stck.

© Miele & Cie KG 2007


DE/Deutschland



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

175 EINSATZ E775,E775-2,/1,E492,A7

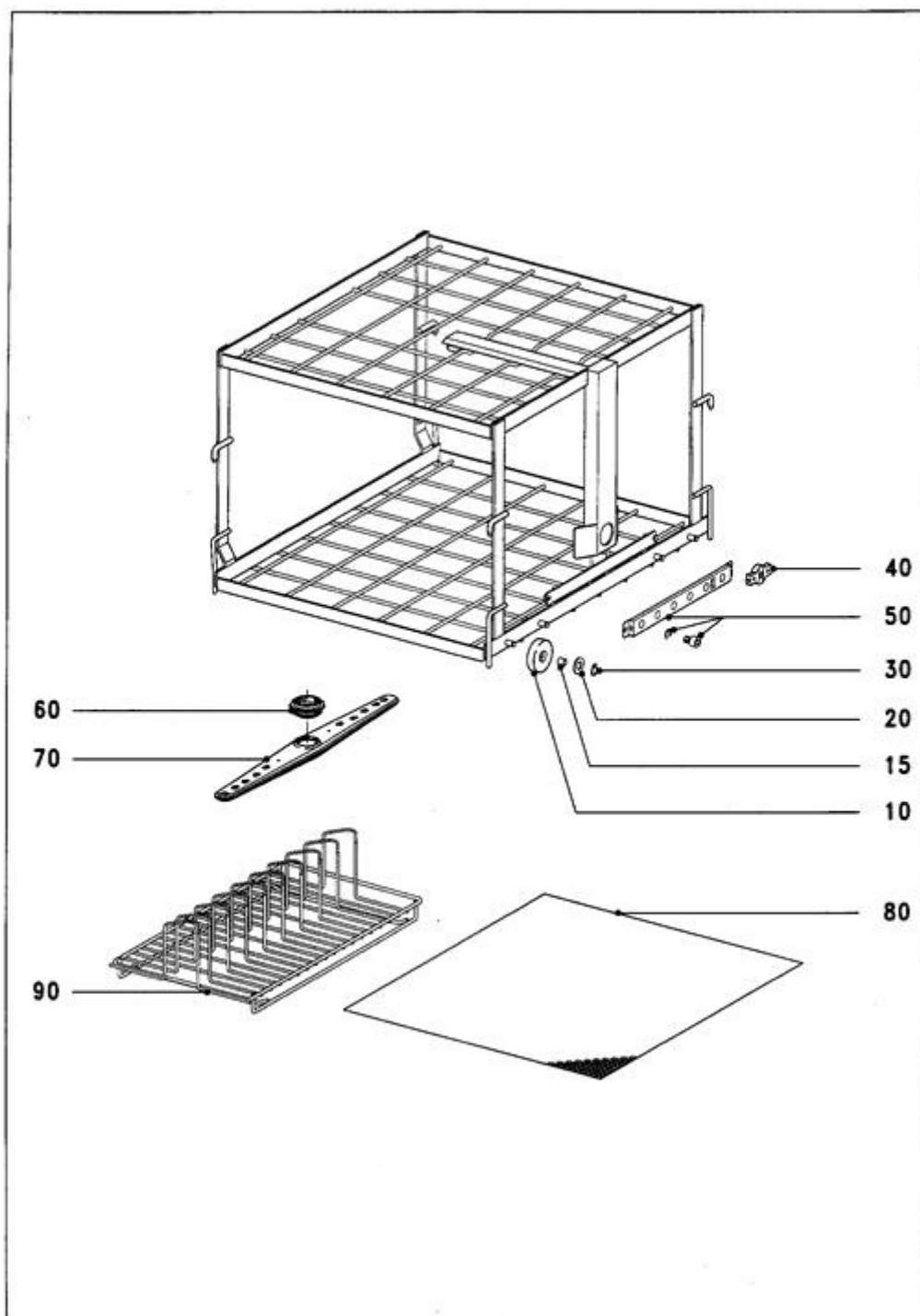

5379040-175



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

175 EINSATZ E775,E775-2,/1,E492,A7

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
20+30+					WAGEN FUER EINSATZE E775,E775-2	
10	6404480				Laufrolle Kunststoff	8 Stck.
10-30	5730681		W		Laufrolle Edelstahl	8 Stck.
15	5718150				-Buchse	8 Stck.
20	72176				-Scheibe 8,4	8 Stck.
30	6076530				-Sicherungsscheibe E11805 8,0 1.4310	8 Stck.
40	5186270				Magnet hellgrau	1 Stck.
50	4736280				Halteblech	1 Stck.
60	4597151				Sprüharmführung	1 Stck.
70	4717940				Sprüharm mitte	1 Stck.
80	5710661				Lochblech A7/1	1 Stck.
90	5789580				Einsatz E492	1 Stck.

© Miele & Cie KG 2007


DE/Deutschland



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

200 MIELTRANSFER

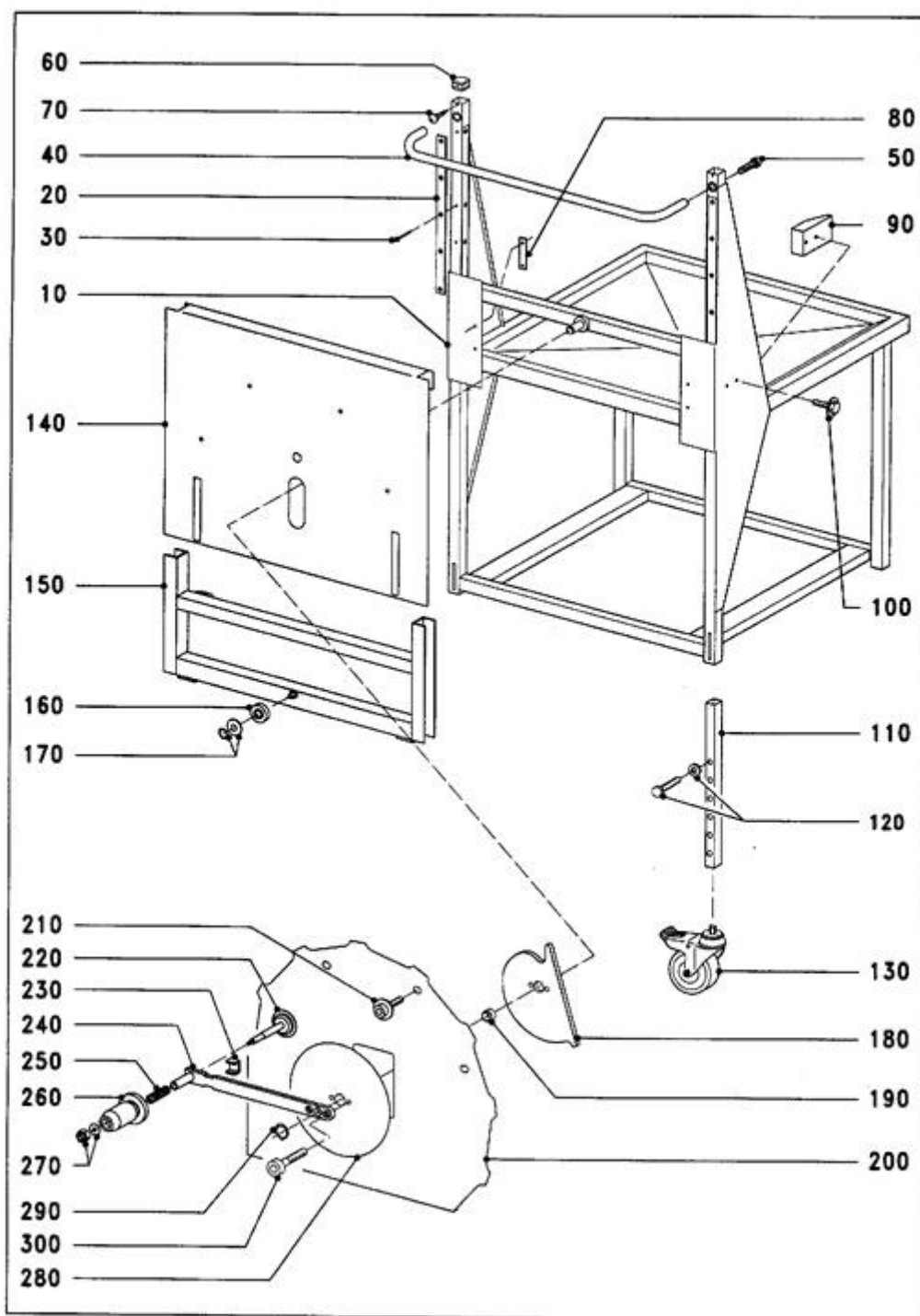

5379040-200



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

200 MIELTRANSFER

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10					Wagen	
20	5426620				Gleitstück	6 Stck.
30					--Befestigung	
	1627910				--Blindniet F 4X6	30 Stck.
40	5427451				Griff	1 Stck.
50					--Befestigung	
	4660370				--Zylinderschraube M8X20	2 Stck.
	4663240				--Federring 8 DIN 7980 A2	2 Stck.
60	1890301				Stopfen 23x23 schwarz	2 Stck.
70					--Befestigung	
	1847700				--Linsenblechschraube 2,9X9,5	2 Stck.
80	5426650				Gleitstück	2 Stck.
30					--Befestigung	
	1627910				--Blindniet F 4X6	4 Stck.
90	5426660				Führung	2 Stck.
100					--Befestigung	
	36855				--Sechskantschraube M6X20	4 Stck.
	41854				--Scheibe DIN 125 6,4 A2	4 Stck.
110	2145633				Fussrohr	4 Stck.
120					--Befestigung	
	67689				--Sechskantschraube M5X16	4 Stck.
	4658480				--Federring 5 DIN7980 A2	4 Stck.
	63051				--Scheibe DIN 9021 B5,3 A2	4 Stck.
130	4051860				Laufrolle	4 Stck.
140	5426690				Schutzblech	1 Stck.
150	5426870				Führung	1 Stck.
160	4631980				Rillenkugellager 608 ZZ	1 Stck.
170					--Befestigung	
	4632110				--Scheibe D 8,5XD18X1	1 Stck.
	5039020				--Sicherungsring 8X0,8 DIN471 A2 pass	1 Stck.
180	5426681				Exzenter	1 Stck.
190	5427850				Lagerbuchse	1 Stck.
200	5427310				Halteblech	1 Stck.
210					--Befestigung	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

	4660620			--Zylinderschraube M5X12	4 Stck.
	63051			--Scheibe DIN 9021 B5,3 A2	4 Stck.
220	5427270			Bolzen	1 Stck.
230	5427250			Gleitstück	1 Stck.
240	5427200			Hebel	1 Stck.
250	4632200			Druckfeder	1 Stck.
260	5427260			Griff	1 Stck.
270				--Befestigung	
	41854			--Scheibe DIN 125 6,4 A2	1 Stck.
	64889			--Sechskantmutter M6	1 Stck.
280	5427470			Abdeckung	1 Stck.
290				--Befestigung	
290	4678710			--Sicherungsring	1 Stck.
300	2730740			--Zylinderschraube din 912 m8x25 a2	2 Stck.

© Miele & Cie KG 2007


DE/Deutschland



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

210 MIELTRANSFER

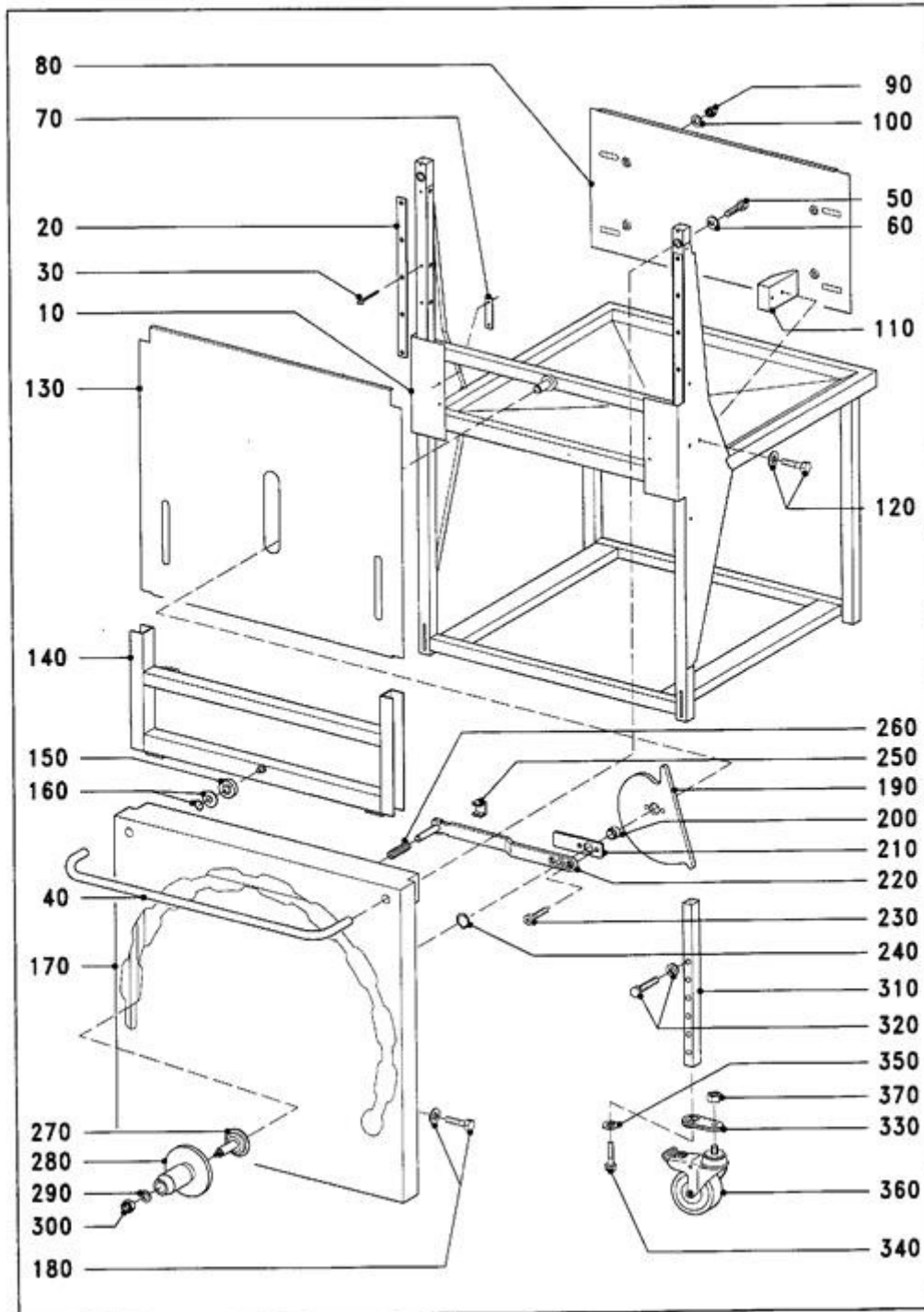

5379040-210



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

210 MIELTRANSFER

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10					Wagen	
20	5426620				Gleitstück	6 Stck.
30					--Befestigung	
	1627910				--Blindniet F 4X6	30 Stck.
40	5427451				Griff	1 Stck.
					--Befestigung	
50	4660370				--Zylinderschraube M8X20	2 Stck.
60	4663240				--Federring 8 DIN 7980 A2	2 Stck.
70	5426650				Gleitstück	2 Stck.
30					--Befestigung	
	1627910				--Blindniet F 4X6	4 Stck.
80	5583630				Abdeckblech	1 Stck.
					--Befestigung	
90	5689050				--Hutmutter M5	4 Stck.
100	41854				--Scheibe DIN 125 6,4 A2	4 Stck.
110	5426660				Führung	2 Stck.
120					--Befestigung	
	36855				--Sechskantschraube M6X20	4 Stck.
	41854				--Scheibe DIN 125 6,4 A2	4 Stck.
130	5591930				Abdeckblech	1 Stck.
140-160	5621780				Führung	1 Stck.
150	4631980				-Rillenkugellager 608 ZZ	1 Stck.
160					--Befestigung	
	4632110				--Scheibe D 8,5XD18X1	1 Stck.
	5039020				--Sicherungsring 8X0,8 DIN471 A2 pass	1 Stck.
170	5583620				Abdeckblech	1 Stck.
					--Befestigung	
	67689				--Sechskantschraube M5X16	6 Stck.
	41854				--Scheibe DIN 125 6,4 A2	6 Stck.
190	5426681				Exzenter	1 Stck.
200	5621940				Lagerbuchse	1 Stck.
210	5621930				Distanzscheibe	1 Stck.
220	5621810				Hebel	1 Stck.
					--Befestigung	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


230	4692090		--Zylinderschraube M8X20	2 Stck.
240	4678710		--Sicherungsring	1 Stck.
250	5621850		Gleitstück	1 Stck.
260	4632200		Druckfeder	1 Stck.
270	5621880		Bolzen	1 Stck.
280	5621860		Griff	1 Stck.
			--Befestigung	
290	41854		--Scheibe DIN 125 6,4 A2	1 Stck.
300	64889		--Sechskantmutter M6	1 Stck.
310	2145633		Fussrohr	4 Stck.
320			--Befestigung	
	67689		--Sechskantschraube M5X16	4 Stck.
	4658480		--Federring 5 DIN7980 A2	4 Stck.
	63051		--Scheibe DIN 9021 B5,3 A2	4 Stck.
330	5583600		Stütze	2 Stck.
			--Befestigung	
340	77256		--Sechskantschraube M10X20	2 Stck.
350	3473140		--Federring DIN 127 10 A2	2 Stck.
360	4051860		Laufrolle	4 Stck.
370			--Befestigung	
	40712		--Sechskantmutter M10	2 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

215 MIELTRANSFER,HUBZYLINDER

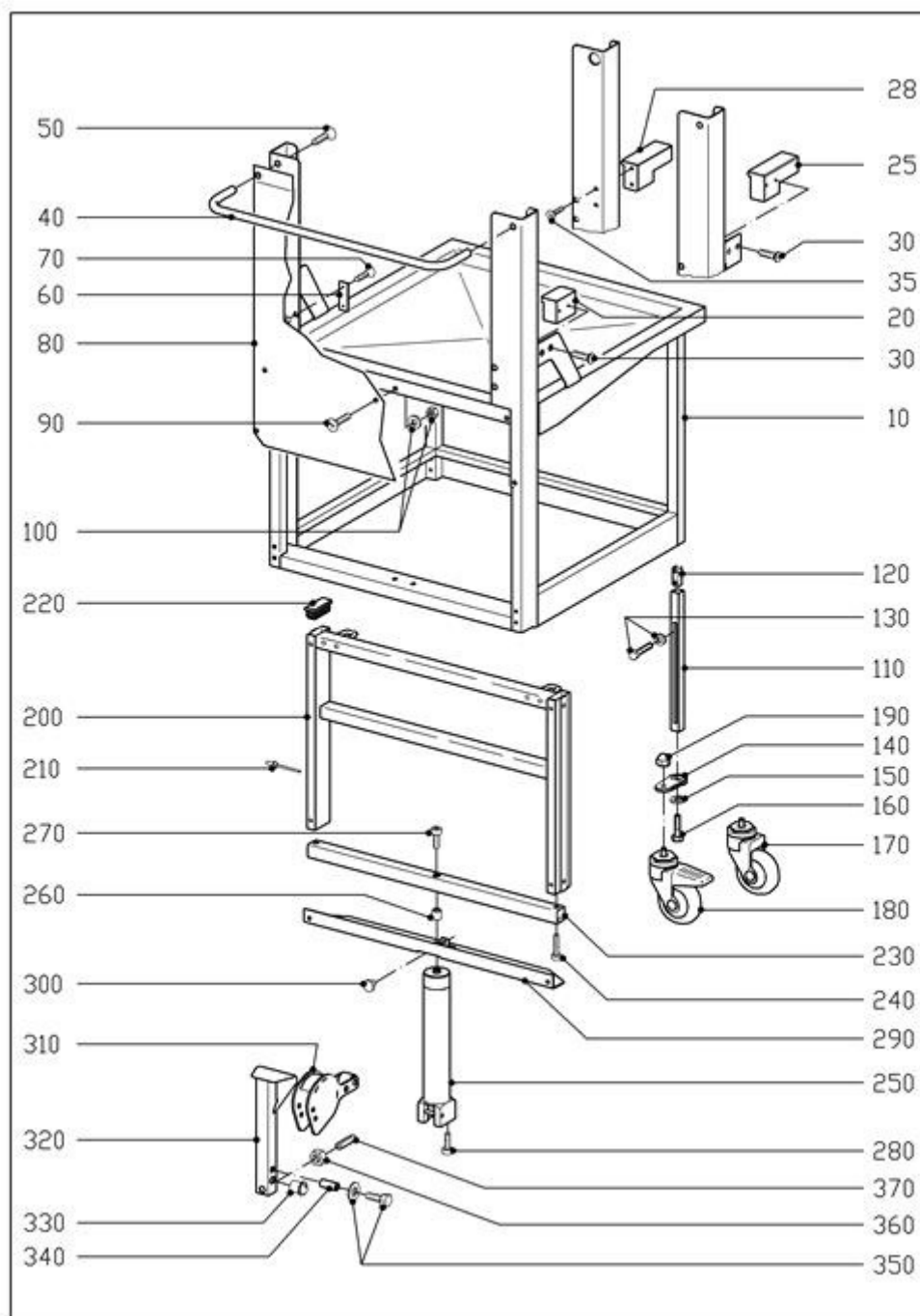

5379040-215

© Miele & Cie KG 2007

DE/Deutschland



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

215 MIELTRANSFER,HUBZYLINDER

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
10					Wagen	
20	5986630				Führung rechts	1 Stck.
(20)	6028440				Führung links	1 Stck.
25	6175930		A		Führung rechts	1 Stck.
(25)	6175910		A		Führung links	1 Stck.
					MF/3	
28	6852500				Führung rechts	1 Stck.
(28)	6852490				Führung links	1 Stck.
					--Befestigung	
30	73577				--Senkschraube M6X12	4 Stck.
35	6459850				--Senkschraube M5x35	4 Stck.
40	5427451				Griff	1 Stck.
50					--Befestigung	
	5977360				--Senkschraube M8x16	2 Stck.
60	5986600				Anschlag	2 Stck.
70					--Befestigung	
	5977390				--Senkschraube M4x5	4 Stck.
80	5986590				Abdeckblech	1 Stck.
					--Befestigung	
90	28385				--Senkschraube M5X10	5 Stck.
100	27712				--Scheibe DIN 125 5,3 A2	5 Stck.
100	33349				--Sechskantmutter M5	5 Stck.
110	6176330				Fussrohr	4 Stck.
120	5986680				Verbindungsstück	4 Stck.
130					--Befestigung	
	37575				--Sechskantschraube M6X12	8 Stck.
	41854				--Scheibe DIN 125 6,4 A2	8 Stck.
140	5583600				Stütze	2 Stck.
					--Befestigung	
150	3473140				--Federring DIN 127 10 A2	2 Stck.
160	77256				--Sechskantschraube M10X20	2 Stck.
170	6056240				Laufrolle	2 Stck.
180	5991870				Laufrolle	2 Stck.
					--Befestigung	



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007


190	2904540		--Hutmutter DIN 917 M10	2 Stck.
200	5986580		Schlitten	1 Stck.
O.ABB.	5986550		-Gleitstück	6 Stck.
210	1627910		-Blindniet F 4X6	12 Stck.
220	5991880		Verschluss-Stopfen	2 Stck.
230	5986660		Verbindungsrohr	1 Stck.
240			--Befestigung	
	2196270		--Zylinderschraube DIN 912 M10X45 A2	2 Stck.
250	5989110		Hubzylinder	1 Stck.
260	6138300		Hülse	1 Stck.
			--Befestigung	
270	4660370		--Zylinderschraube M8X20	1 Stck.
280	57719		--Zylinderschraube M6X16	2 Stck.
290	6138330		Halteblech	1 Stck.
			--Befestigung	
90	28385		--Senkschraube M5X10	2 Stck.
100	27712		--Scheibe DIN 125 5,3 A2	2 Stck.
100	33349		--Sechskantmutter M5	2 Stck.
300	97178		Puffer	1 Stck.
310	5986710		Flansch	1 Stck.
320	5986700		Tritthebel	1 Stck.
330	6028460		Druckstück	2 Stck.
340	5989470		Hülse	1 Stck.
350			--Befestigung	
	37575		--Sechskantschraube M6X12	2 Stck.
	41854		--Scheibe DIN 125 6,4 A2	2 Stck.
			--Befestigung	
360	27728		--Sechskantmutter M8	1 Stck.
370	5976800		--Gewindestift M8x30	1 Stck.



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

220 Dokumente

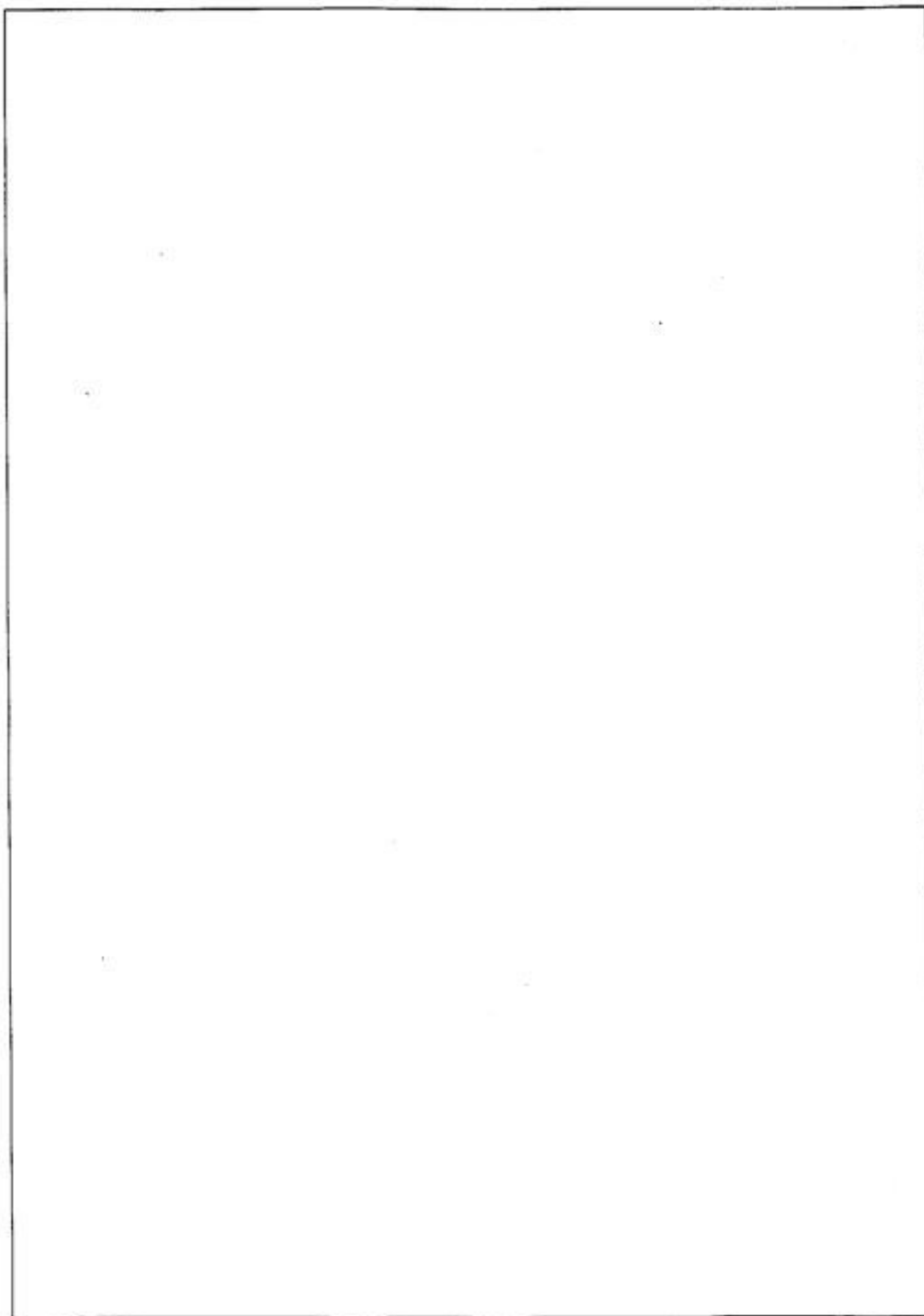

5379040-220



Professional-Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G7826

25.06.2007

220 Dokumente

Abb.	Mat.Nr.	FT	SL	Hz	Benennung	Anzahl
O.ABB.	5237531				Gebr.Anweisung G7825/G7826 D	1 Stck.
O.ABB.	6038600		A		Gebr.Anweisung G7825/26 D	1 Stck.
					AB MIELTRANSFER MF/2-1	
O.ABB.	6408121		A		Gebr.Anweisung G7825/26 D	1 Stck.
					OXIVARIO	
					AB MIELTRANSFER MF/2-1	
					Gebr.Anweisung	
					Gebr.Anweisung	
					AB MIELTRANSFER MF/2-1	
O.ABB.	5327150				Programmier-Handb. G7825/G7826 D	1 Stck.
					Programmier-Handb.	
					Programmier-Handb.	
					Programmier-Handb.	
					Programmier-Handb.	
					Ab Fabr.-Nr. 18347560	
					Programmier-Handb.	
					Programmier-Handb.	
					Programmier-Handb.	
					Programmier-Handb.	
O.ABB.	5433551				Programmier-Handb. G7825/G7826 D	1 Stck.
					Ab Fabr.-Nr.	
O.ABB.	5725000				Programmier-Handb. G7825/G7826 D	1 Stck.
O.ABB.	5983950				Programmier-Handb. G7825/26 D	1 Stck.
O.ABB.	6408360		A		Programmier-Handb. G7825/26 D	1 Stck.
					OXIVARIO	
					Programmübersicht	